

Cómo habilitar el software de medición de detección de bordes (medición de calibre)


En este manual de instrucciones se explica cómo utilizar el software de medición de detección de bordes (medición de calibre).

NOTA Inicie sesión en Windows como administrador.

NOTA Cierre todas las aplicaciones antes de habilitar el software de medición de detección de bordes.
Cierre también aplicaciones residentes, como programas antivirus.

NOTA Conecte la clave de licencia USB del software básico DSX10-BSW al puerto USB del equipo antes de habilitar el software de medición de detección de bordes y no lo extraiga hasta que se complete esta tarea.

1. Inserte el medio del "DSX10-ASW-EDM" en la unidad de disco del equipo.
2. Haga clic en "DSX10-ASW-EDM.exe" o "DSX10-ASW-EDM" en el medio mediante Windows Explorer.

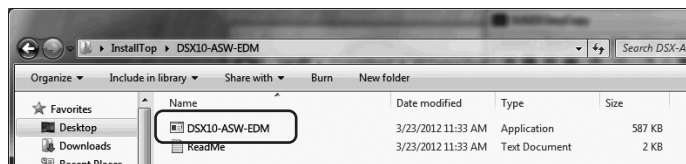

3. Aparecerá el siguiente mensaje.
"Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]"
Para habilitar esta opción, introduzca "y" desde el teclado y pulse Intro.


Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:

NOTA Cuando aparezca el mensaje "Caliper measurement is currently enabled.", la medición de detección de bordes ya estará habilitada.
Cierre el símbolo del sistema con el botón <Close> en la parte superior derecha de la ventana del símbolo del sistema. No es necesario ningún otro paso.

4. Si la habilitación de la medición de la detección de bordes se ha realizado correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
"Caliper measurement has been enabled"
"Press ENTER to exit:"

Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
Caliper measurement has been enabled
Press ENTER to exit: _

5. Inicie el software básico DSX10-BSW.
6. Haga clic en el botón [Measurement] **A** en el menú superior y, a continuación, en el botón [Measurement] **B**.

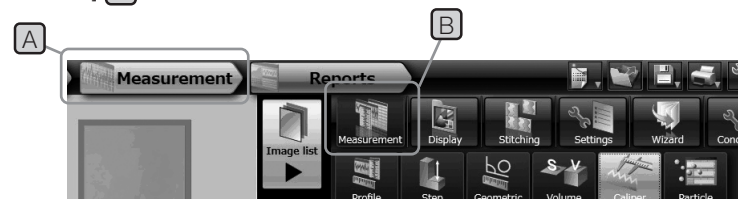

7. Compruebe que la función "Caliper measurement" se haya habilitado.



La tarea ya se ha completado.

Referencia:

El software de medición de detección de bordes puede seguir usándose durante 90 días desde el día de la activación incluido, aunque la clave de licencia USB se haya extraído del equipo. Si ha pasado la fecha de caducidad del uso del software de medición de detección de bordes sin la clave de licencia USB, conecte la clave de licencia USB al puerto USB del equipo y reinicie el software básico DSX10-BSW.

- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- El resto de nombres de compañías y de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las compañías correspondientes.



EVIDENT CORPORATION

702596 Printed in Germany 10/22 Version 2.0