

Az éldetektáló mérőszoftver aktiválása (tolómérős mérés)

Ez a használati útmutató az éldetektáló mérőszoftver aktiválását (tolómérős mérés) ismerteti.

MEGJEGYZÉS

Lépjen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.


MEGJEGYZÉS

Az éldetektáló mérőszoftver aktiválása előtt lépjen ki az összes futó alkalmazásból.
Lépjen ki az állandó alkalmazásokból, például a vírusirtó szoftverből is.

MEGJEGYZÉS

Az éldetektáló mérőszoftver aktiválása előtt csatlakoztassa a DSX10-BSW alapszoftver USB licenckulcsát a számítógép USB-csatlakozójához, és a munkafolyamat befejezéséig semmiképp ne távolítsa el onnan.

1. Helyezze be a „DSX10-ASW-EDM” adathordozót a számítógép lemez meghajtójába.
2. A Windows Explorerben kattintson az adathordozón található „DSX10-ASW-EDM.exe” vagy „DSX10-ASW-EDM” fájlra.

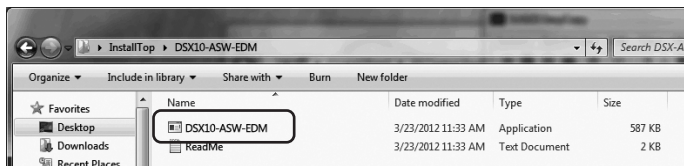

3. Az alábbi üzenet jelenik meg:
„Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]”
Az aktiváláshoz nyomja meg a billentyűzet az „y” billentyűt, majd az ENTER gombot.

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```


MEGJEGYZÉS

Amikor megjelenik a „Caliper measurement is currently enabled.”, akkor az éldetektáló mérés már aktív.
A parancssorképernyő jobb felső sarkában lévő <Close> gombbal zárja be a parancssort. Nincs szükség további teendőkre.

4. Amennyiben az éldetektáló mérés opció aktiválása sikeres, a következő üzenet jelenik meg:
„Particle analysis has been enabled”
„Press ENTER to exit.”

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Caliper measurement has been enabled  
Press ENTER to exit: .
```

5. Indítsa el a DSX10-BSW alapszoftvert.
6. Kattintson a [Measurement] gombra a felső menüsorban **A**, majd kattintson a [Measurement] gombra **B**.

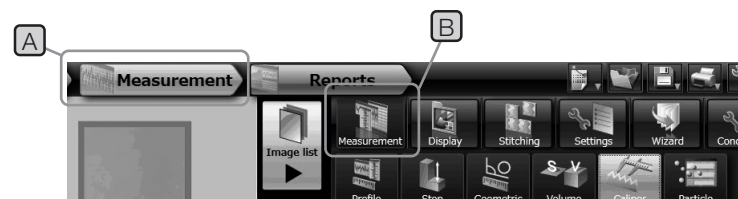

7. Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a „Caliper measurement” funkció.



A munkafolyamat ezzel befejeződött.

Hivatkozás:

Az éldetektáló mérőszoftver az aktiválás napját is beleszámítva 90 napig használható akkor is, ha az USB licenckulcsot eltávolítják a számítógépből.

Az éldetektáló mérőszoftver USB licenckulcs nélküli használatának lejártá után csatlakoztassa az USB licenckulcsot a számítógép USB-csatlakozójához, és indítsa újra a DSX10-BSW alapszoftvert.

- A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A többi vállalatnév és terméknév az adott vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



EVIDENT CORPORATION

702598 Printed in Germany 10/22 Version 2.0