

Инструкция по использованию измерительного ПО с функцией определения контура (измерение штангенциркулем)

В этой инструкции по эксплуатации объясняется порядок использования ПО с функцией определения контура (измерение штангенциркулем).

ПРИМЕЧАНИЕ

Войдите в систему Windows под учетной записью администратора.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед запуском ПО с функцией определения контура закройте все запущенные приложения. Также необходимо выйти из резидентных программ, таких как антивирусное ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключите лицензионный USB-ключ базового ПО DSX10-BSW к USB-порту ПК перед запуском ПО с функцией определения контура и ни в коем случае не извлекайте ключ до завершения работы.

1. Вставьте носитель «DSX10-ASW-EDM» в дисковод ПК.
2. Щелкните «DSX10-ASW-EDM.exe» или «DSX10-ASW-EDM» в открывшемся для носителя окне проводника Windows.

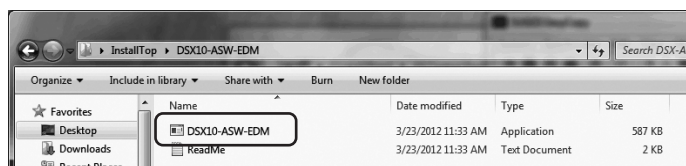

3. Появится следующее сообщение.
«Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]»
Для включения функции измерения штангенциркулем нажмите клавишу «y» на клавиатуре, а затем клавишу ENTER.

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```


ПРИМЕЧАНИЕ

Когда отображается сообщение «Caliper measurement is currently **enabled**.», это означает, что функция измерения штангенциркулем уже включена. Закройте окно сообщения с помощью кнопки <Close> в верхнем правом углу окна. Дальнейшие действия не требуются.

4. В случае успешного запуска функции измерения штангенциркулем появится следующее сообщение.
«Caliper measurement has been enabled»
«Press ENTER to exit:»

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Caliper measurement has been enabled  
Press ENTER to exit: .
```

5. Запустите базовое ПО DSX10-BSW.
6. Щелкните кнопку [Measurement] **A** в верхней части меню, затем щелкните кнопку [Measurement] **B**.

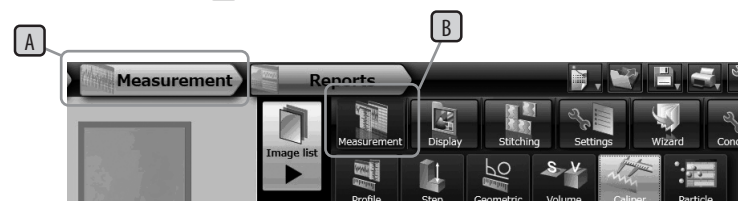

7. Убедитесь, что функция «Caliper measurement» запущена.



Теперь работа завершена.

Справка:

После извлечения лицензионного USB-ключа из ПК ПО с функцией определения контура можно использовать на протяжении 90 дней, включая дату активации.

Если срок использования ПО с функцией определения контура без лицензионного USB-ключа прошел, подключите лицензионный USB-ключ к USB-порту ПК и перезапустите базовое ПО DSX10-BSW.



EVIDENT CORPORATION

702601 Printed in Germany 10/22 Version 2.0

- Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- Остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.