

## 如何启用边缘测量软件 (卡尺测量)

本说明书介绍启用边缘测量 (卡尺测量) 软件的方法。

注意

以管理员权限登录Windows。


注意

启用边缘测量软件前, 请退出所有正在运行的应用程序。  
另外, 请退出包括杀毒软件等的常驻应用程序。

注意

在启用边缘测量软件前, 请将DSX10-BSW基本软件的USB许可证密钥连接至PC的USB端口, 且在此步完成之前, 请不要拔出USB密钥。

1. 将安装“DSX10-ASW-EDM”光盘插入 PC 磁盘驱动器。
2. 通过 Windows 资源管理器点击媒介中的“DSX10-ASW-EDM.exe”或“DSX10-ASW-EDM”。

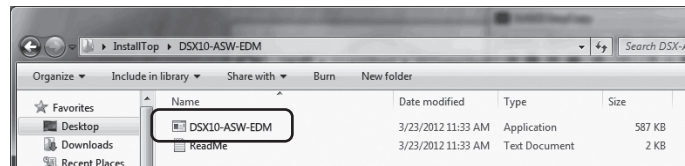

3. 显示下列消息。

“Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]”

为能启用此选项, 用键盘输入“y”并按下 ENTER 键。

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
```

注意

如果显示“Caliper measurement is currently enabled.”, 则表示边缘检测测量已启用。  
使用命令提示符屏幕右上角的<Close>按钮关闭命令提示符。不需进行以下操作。

4. 边缘测量选项成功启用后, 将显示下列消息。

“Caliper measurement has been enabled”

“Press ENTER to exit:”

请按下 ENTER 键以退出命令提示符。

```
Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
Caliper measurement has been enabled
Press ENTER to exit:
```

5. 启动 DSX10-BSW 基本软件。

6. 单击顶部菜单上的 [ 测量 ] 按钮 **A**，然后单击 [ 测量 ] 按钮 **B**。



7. 检查“卡尺测量”功能是否已启用。



准备工作到此结束。

参考：

当 USB 许可证密钥从 PC 上移除后，从激活之日算起，颗粒分析软件仍可使用 90 天。

如果在没有 USB 许可证密钥的情况下，使用颗粒分析软件并超出有效日期，请将 USB 许可证密钥连接至 PC 的 USB 端口，然后重新启动 DSX10-BSW 基本软件。

- 
- Windows® 是 Microsoft 公司在美国及 / 或其它国家（地区）的注册商标或商标。
  - 在本使用说明书中所列的其它的公司、产品名称是其各公司的注册商标或商标。