

## Postup aktivace softwaru pro analýzu částic


V tomto návodu je popsán postup aktivace softwaru pro analýzu částic.

**POZNÁMKA** Přihlaste se k systému Windows pomocí účtu s oprávněním správce.

**POZNÁMKA** Před aktivací softwaru pro analýzu částic ukončete všechny spuštěné aplikace. Ukončete také aplikace spuštěné na pozadí, jako je například antivirový software.

**POZNÁMKA** Před aktivací softwaru pro analýzu částic připojte k portu USB počítače jednotku USB s licenčním klíčem k základnímu softwaru DSX10-BSW a za žádných okolností ji neodpojujte, dokud nedokončíte celý postup.

1. Vložte médium „DSX10-ASW-PAM“ do diskové mechaniky počítače.
2. V aplikaci Průzkumník Windows klikněte na soubor „DSX10-ASW-PAM.exe“ nebo „DSX10-ASW-PAM“ nacházející se na médiu.

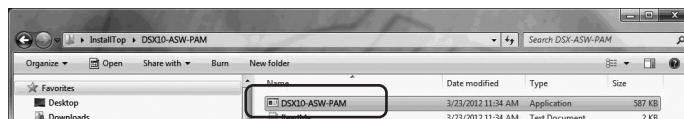

3. Zobrazí se následující hlášení:  
„Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]“  
Aktivaci provedete stisknutím klávesy „y“ a poté klávesy ENTER.


Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:

**POZNÁMKA** Když se zobrazí hlášení „Particle analysis is currently enabled.“, znamená to, že analýza částic již byla aktivována. Tlačítkem <Close> v pravém horním rohu okna s příkazovým řádkem zavřete příkazový řádek. Není nutné provádět žádnou další akci.

4. Pokud byla analýza částic úspěšně aktivována, zobrazí se následující hlášení:  
„Particle analysis has been enabled“  
„Press ENTER to exit:“

Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Particle analysis has been enabled  
Press ENTER to exit:

5. Spustíte základní software DSX10-BSW.
6. Klikněte na tlačítko [Measurement] **A** v horní nabídce a poté klikněte na tlačítko [Measurement] **B**.

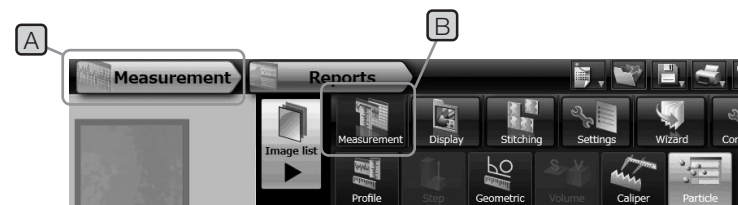

7. Zkontrolujte, zda byla funkce „Particle analysis“ aktivována.



Postup je nyní dokončen.

Poznámka:

Software pro analýzu částic lze používat po dobu 90 dní (včetně dne aktivace), i když byla jednotka USB s licenčním klíčem odebrána z počítače.

Jakmile uplyne doba platnosti softwaru pro analýzu částic bez licenčního klíče USB, připojte jednotku USB s licenčním klíčem k portu USB počítače a znovu spusťte základní software DSX10-BSW.

- Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Ostatní názvy společností a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.



**EVIDENT CORPORATION**

702586 Printed in Germany 10/22 Version 2.0