




INSTRUKTIONER

SZX16

STEREOMIKROSKOP FÖR FORSKNING

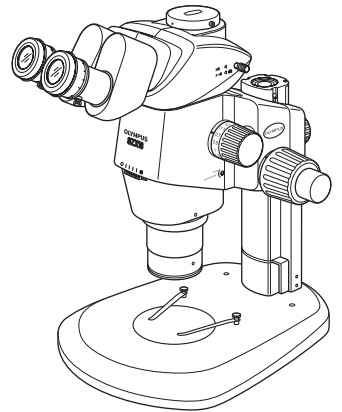

För att garantera säkerhet, optimala prestanda och göra dig själv helt förtrogen med hanteringen av detta mikroskop, rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder mikroskopet.

Se "TERMINOLOGI" (P.4) och "ANVÄNDNING AV ANDRA MODULER" (P.22) för information om produkter som ingår i detta system.

Optiskt mikroskop och tillbehör



Artikelnummer: SE-700855

INNEHÅLL

VIKTIGT	1
1 TERMINOLOGI	4
2 KONTROLLER.....	5
3 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSPROCEDUR.....	6
3-1 Förberedelser	6
3-2 Undersökningsprocedur.....	6
4 ANVÄNDNING AV REGLAGEN.....	7
4-1 Bas	7
1 Användning av korsbordsplattan.....	7
2 Placering av preparatet	7
4-2 Mikroskop och fokuseringsenhet.....	7
1 Justera vridningsspänningen på grov-fokuseringsvredet.....	7
2 Aktivering och avaktivering av zoom-vredets klickstopp läge	8
3 Justering av aperturbländaren.....	8
4 Zoom förstoringsindikator	9
5 2X objektivkorrekturringen.....	9
4-3 Tub	10
1 Justering av pupillavståndet	10
2 Dioptrijustering (Zoom parfokal justering)	10
3 Användning av ögonmusslorna.....	11
4 Montering av okularmikrometern.....	11
5 Val av strålgång	12
6 Justering av lutningen	12
4-4 Kameraobservation och mikrofotografering.....	13
1 Val av kameraadapterförstoring.....	13
2 Montera kameraadaptorn.....	13
3 Välja kamerans strålgång.....	13

5 FELSÖKNING	14
6 TEKNISKA DATA.....	15
7 OBSERVATIONSFÖRSTORINGAR OCH OBSERVATIONSOMRÅDEN	17
8 MONTERING.....	18
8-1 Monteringsschema.....	18
8-2 Detaljerad monteringsprocedur.....	19
9 ANVÄNDNING AV ANDRA MODULER.....	22
9-1 Fallskyddsring SZX-R och extern pelare SZH-P400/SZH-P600	22
9-2 Revolver SZX2-2RE16.....	23
9-3 BX korsbordsadapterplatta 1 SZX-STAD1	26
9-4 BX korsbordsadapterplatta 2 SZX-STAD2.....	27
9-5 Korsbordsadapter typ 1 SZH-STAD1	29
9-6 Glidande korsbord SZH-SG	30
9-7 Skålkorsbord SZH-SC	31

VIKTIGT



SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Efter utrustningen har använts för undersökning av ett prov med risk för infektion skall alla delar som kommer i kontakt med provet rengöras för att undvika infektion.
 - Förflyttning av detta mikroskop omfattar risken att tappa provet och förorsaka infektioner. Ta bort provet innan mikroskopet förflyttas.
 - Om provet skadas genom felaktig hantering skall åtgärder omedelbart inledas för infektionsskydd.
 - Mikroskopet kan bli instabilt när vissa mellanliggande tillsatser och/eller fotoenheten monterats på detta. Se till att mikroskopet inte faller omkull.

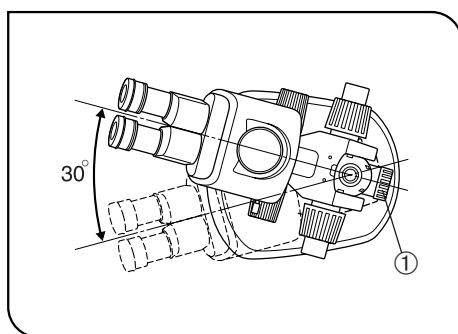


Fig. 1

2. För att undvika att mikroskopet faller omkull måste dess vänster-höger vridvinkel begränsas till 30° så som visas i fig. 1. Bordsytans lutningsvinkel måste begränsas till 5°.
3. Tillräcklig omsorg krävs under observation med ett lågförstorande objektiv, eftersom objektivets långa WD (arbetsavstånd) kan förskjuta mikroskopkroppen till ett högre läge.
De är även nödvändigt att vidtaga åtgärder för att hindra mikroskopet att falla omkull vid användning av extern pelare (SZH-P400/P600), eftersom detta också förskjuter mikroskopkroppen uppåt.
4. För att justera mikroskopets höjd skall man hålla mikroskopkroppen med en hand och därefter lossa fokuseringsenhetens låsskruv ① (fig. 1).
(Använd fallskyddsringen (SZX-R) som försiktighetsåtgärd.)
Kläm inte fingrarna under justeringen.

1 Förberedelser

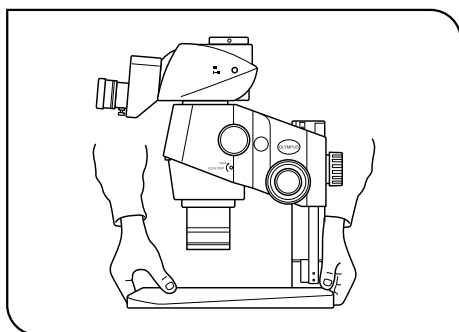


Fig. 2

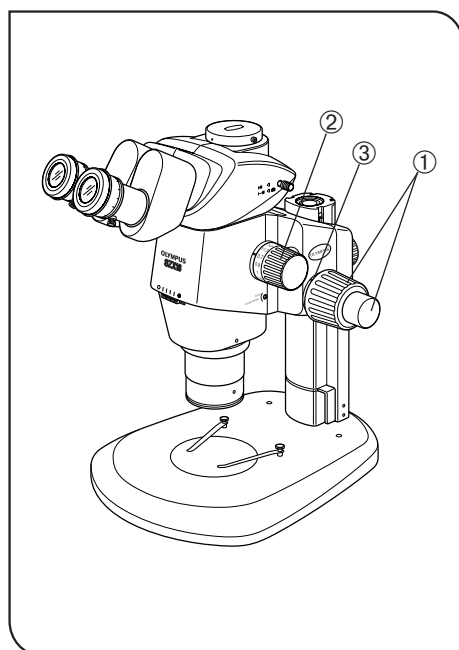


Fig. 3

1. Ett mikroskop är ett precisionsinstrument. Hantera detta försiktigt och undvik att utsätta det för plötslig eller kraftig stöt.
2. Använd inte mikroskopet där det utsätts för direkt solljus, hög temperatur och fuktighet, damm eller vibrationer. (För användningsbetingelserna hänvisas till kapitel 6, "TEKNISKA DATA" på sidan 16.)
3. När man flyttar på mikroskopet, skall man ta bort preparatet i förväg. Därefter håller man främre delen av basen med en hand och den bakre delen av basen med den andra handen för att hindra mikroskopet att luta.

Ta även bort alla moduler eller tillbehör från mikroskopet för att minska vikten innan det flyttas.

4. Observera följande varningar vid användning av grovjusteringsvreden eller zoom.

Drift	Funktioner	Varning
Fokusering	Grov-/finfokuseringsvred ① (fig. 3)	1. Om vredet slår mot övre eller nedre begränsande mekanismen med våld eller vrids efter det träffat en begränsande kan den interna mekanismen skadas.
		2. Om vreden på vänster och höger sida vrids i motsatta riktningar kan den interna mekanismen skadas. (Spänningen hos grovfokuseringsvredet kan justeras med hjälp av spänningsjusteringsringen ③ på vredet.)
Zooma	Zoomningsvred ② (fig. 3)	1. Om vredet slår mot övre eller nedre begränsande mekanismen med våld eller vrids efter det träffat en begränsande kan den interna mekanismen skadas.
		2. Om vreden på vänster och höger sida vrids i motsatta riktningar kan den interna mekanismen skadas.

5. Endast ett mellanliggande tillbehör kan lätt användas, men även två tillbehör kan användas även om den yttre delen av bilden kan vara skuggad. För den vertikala koaxial belysningsdelen (SZX2-ILLC16) och reflekterande belysningsdel för fluoriserande ljus (SZX2-RFA16), kan endast en fästas eftersom de alltid måste fästas i lägsta läget.

2 Underhåll och förvaring

1. För rengöring av objektiven och andra glaskomponenter, blåser man helt enkelt bort smutsen med en i handeln vanlig blåsapparat och torkar av försiktigt med ett rengöringspapper (eller ren gasbinda).

Om objektivet är fläckat med fingeravtryck eller oljefläckar torkar man av med gasbindan lätt fuktad med ren alkohol.



Eftersom alkoholen är lättantändlig måste den hanteras försiktigt.

Se till att hålla den på avstånd från öppen eld eller potentiella gniskällor – t.ex. el-utrustning som sätts på eller stängs av.

Använd endast i ett välventilerat utrymme.

2. Utrustningens ytmateriel består uteslutande av plasthartsmaterial. Försök inte att använda organiska lösningsmedel för att rengöra dessa utan torka helt enkel av med en luddfri mjuk trasa. För att rengöra extremt smutsiga delar använder man en mjuk trasa lätt fuktad med ett utspätt neutralt diskmedel.
3. Plocka aldrig isär någon del av mikroskopet eftersom detta kan leda till felfunktioner eller minskad prestanda.
4. När mikroskopet inte används skall det vara täckt med det bifogade dammskyddet. Om en modul som innehåller en värmekälla monteras på mikroskopet skall man vänta tills denna svalnat innan den täcks över.
5. Denna utrustning måste lämnas till föreskriven sophantering.

3 Varning

Om mikroskopet används på ett sätt som inte beskrivs i denna bruksanvisning kan användarens säkerhet äventyras. Dessutom kan även mikroskopet skadas. Använd alltid mikroskopet så som beskrivs i denna bruksanvisning.

Följande symboler används för att framhäva text i denna bruksanvisning.



: Indikerar att om man inte följer instruktionerna i varningen kan detta leda till kroppsskador och/eller skador på utrustningen (inklusive föremål i närheten av utrustningen).



: Indikerar att om man inte följer instruktionerna kan detta leda till skada på utrustningen.



: Indikerar kommentar (för underlättande av användning och underhåll).

4 Avsedd användning

Denna produkt har konstruerats för att betrakta förstörade bilder av prover inom rutinarbete och vetenskapliga användningar.

Detta innefattar observation av levande celler eller vävnadsprover för att få fysiologisk eller morfologisk information på sjukhus eller i laboratorier.

Typiska tillämpningar är genetik, människoblod och vävnadsundersökning, neurologi, farmakologi och cellbiologi.

Andra användningsområden för den här enheten är mätning och bildtagning för materialforskning, precisionstillverkning, elektroniskdesign och tillverkning av medicintekniska apparater, och ytterligare användningsområden inom branschen tillkommer genom enskilda företag och forskare.

Använd inte produkten för något annat än vad den är avsedd för.



Denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU)2017/746 och The Medical Device (Amendment etc.) (EU Exit)-förordningen 2020 gällande medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. CE-märkning betyder överensstämmelse med den tidigare, och UKCA-märkning betyder överensstämmelse med den senare.


Denna produkt uppfyller kraven i EMC standard IEC/EN61326-2-6 och IEC/EN61326-1 gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

Denna produkt uppfyller emissions- och kompatibilitetskraven som beskrivs i IEC61326 versioner. Den elektromagnetiska miljön ska utvärderas innan denna produkt används.

1 TERMINOLOGI

TIPS

Följande illustration visar typiska system sammansatta av moduler markerade med "●" i modullistan, och övriga moduler kan även användas i stället för dessa. För de moduler som inte visas i modullistan nedan, kontakta oss för de senaste katalogerna.

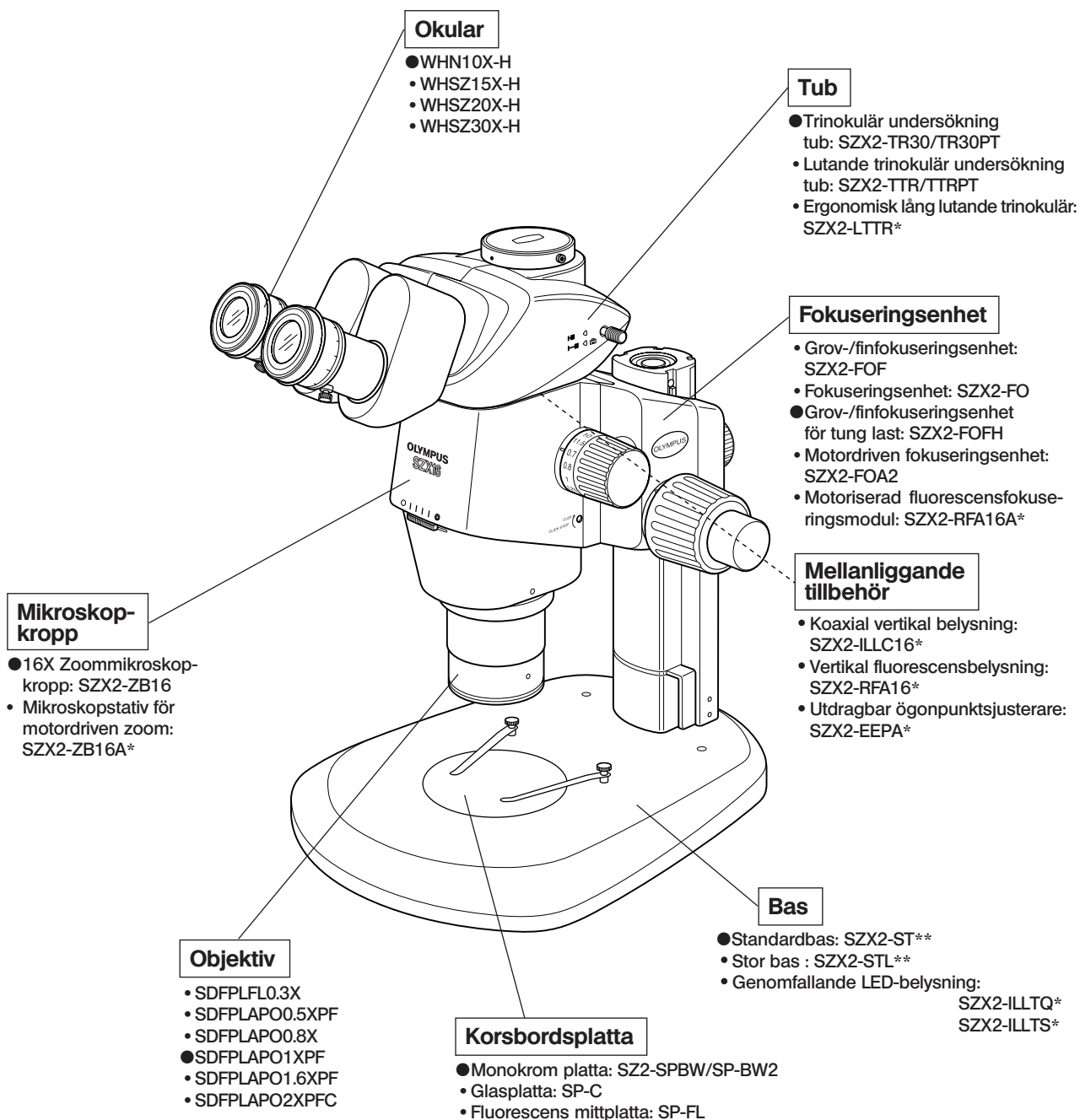

*En separat bruksanvisning finns för var modul som markerats med *.


**Man måste använda ett stativ (SZH-P400 eller SZH-P600) och en stopper (SZX-R) för standardbasen (SZX2-ST). Den stora basen (SZX2-STL) levereras med den externa pelaren (SZH-P400) monterad som standard. Detta gör att den stora basen kan användas så som den är. Använd emellertid alltid fallskyddsringen (SZX-R) i kombination.

Vi klassificerar SZX2-ZB16 som ett optiskt mikroskop och andra enheter som tillbehör till optiska mikroskop.

2 KONTROLLER

TIPS

Om du ännu inte satt samman mikroskopet skall du nu läsa igenom kapitel 8, "MONTERING" (sidorna 18 till 21).

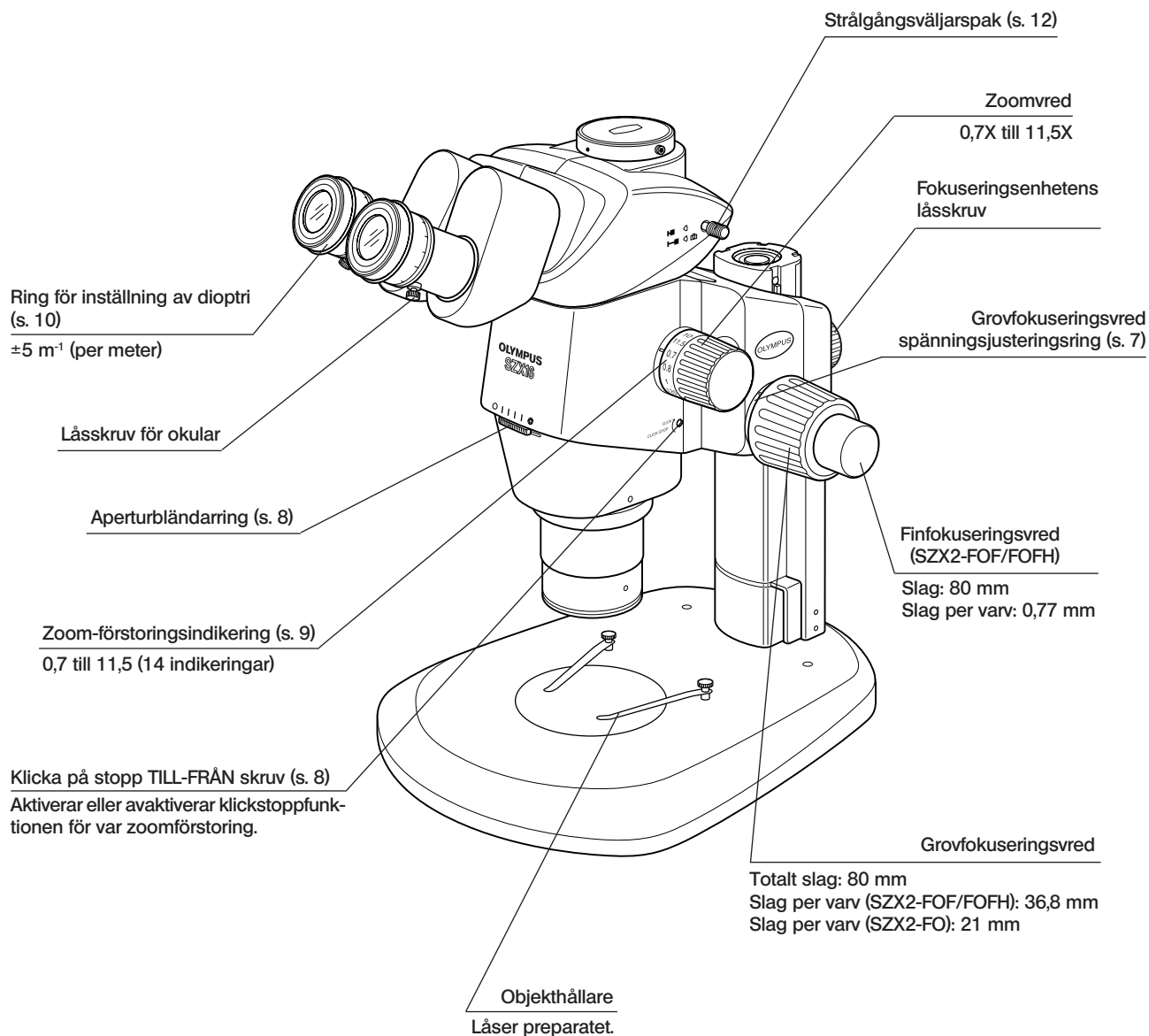


3 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSPROCEDUR


3-1 Förberedelser

- | | Ref. sida |
|---|------------|
| 1. Kontrollera och dra åt anslutningen för var komponent, speciellt tuben..... | (sidan 20) |
| 2. Kontrollera att vinkeln som bildas av mikroskopkroppen och basen är mindre än gränsvinkeln för vältning..... | (sidan 19) |
| 3. Justera vridningsspänningen på grovfokuseringsvredet | (sidan 7) |
| 4. Verifierar korrekta inställningar. | |

3-2 Undersökningsprocedur

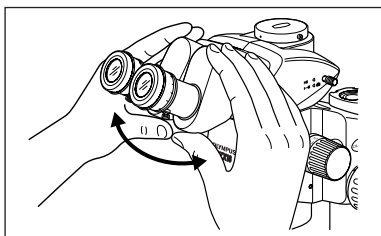


1. Placera ett objekt på korsbordet (sidan 7).
2. Justering av ögonavståndet (sidan 10).

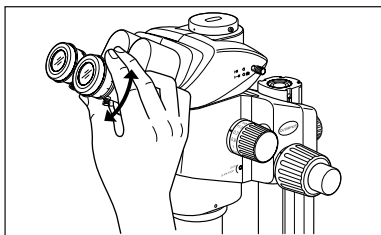

3. Gör dioptrijustering för okularen (sidan 10).

(Inställningsproceduren är olika om okularen använder en mikrometerskiva eller inte.)

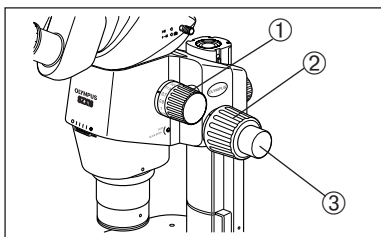

4. Ställ in zoom justeringsvredet ① på minsta förstoring och vrid fokuseringsvredet ② för att fokusera objektet grovt.
5. Vrid zoomvredet ① till önskad förstoring och fokusera exakt på preparatet med grovfokuseringen ② och finfokuseringen ③ (finfokuseringsvredet medföljer inte SZX2-FO).

TIPS

Kontrasten på observerade bilden och skärpedjupet på preparatet kan justeras med aperturbländarringen.

4 ANVÄNDNING AV REGLAGEN

4-1 Bas

1 Användning av korsbordsplattan

När man använder sig av reflekterad belysning, kan korsbordsplattan placeras antingen med den svarta eller vita ytan riktad uppåt.

OBS När genomfallande belysning används, skall man använda genomskinliga korsbordsplattan av glas (SP-C).

2 Placering av preparatet

1. Placera preparatet ungefär i mitten på korsbordet. Håll preparatet med objekthållaren efter behov.
2. Belys preparatet med en belysningsenhet som valts med avseende på preparatet som skall undersökas.

4-2 Mikroskop och fokuseringsenhet

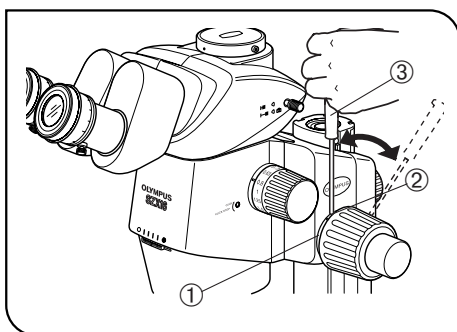


Fig. 4

1 Justera vridningsspänningen på grov-fokuseringsvredet

(Fig. 4)

TIPS Denna operation är avsedd att förenkla vridningen av vreden och att förhindra plötslig nedsänkning av mikroskopkroppen. Det rekommenderas att ställa in vredspänningen på en något högre nivå än där en plötslig nedsänkning förekommer.

Vi rekommenderar att du använder fokuseringsenheten för tung belastning (SZX2-FOFH) om vikten på tilläggsmodulerna och/eller kameran som är monterad mot mikroskopet gör knopparna svåra att flytta.

OBS • Spänningen hos grovfokuseringsvredet kan justeras med hjälp av spännringsjusteringsringen ①. Vrid inte vreden på vänster och höger sida i motsatta riktningar eftersom detta kan skada den interna mekanismen.

1. Vrid spännringsjusteringsringen ① genom att föra in insexnyckeln ③ i hålet ② på ringens ytterdel.

Vridning av ringen medurs ökar vridspänningen på grovfokuseringsvredet och vridning moturs minskar vridspänningen.

OBS • Om mikroskopet sjunker ner av sig själv eller om inställt fokus omedelbart förloras är möjligen vridspänningen för löst inställd. I detta fall vrider man ringen medurs för att öka spänningen.

• Om vridspänningen är för hög kommer fininställning att vara omöjlig och vredet kan skadas. För att undvika skador får man absolut inte vrida snabbt på finfokuseringen när vridspänningen är extremt hög.

2

Aktivering och avaktivering av zoom-vredets klickstopp läge

(Fig. 5)

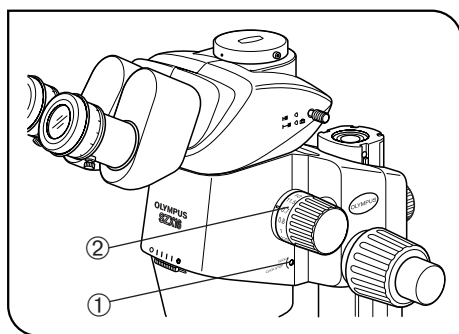


Fig. 5

TIPS

• När klickstoppvredet är aktiverat TILL, är klickstoppfunktionen aktiverat för var förstoring som indikeras av zoomvredet. När vredet avaktiveras FRÅN, kan zoom förstoringen justeras kontinuerligt i närheten av klickspåret. Klickstoppvredet har ställts på FRÅN innan det lämnade fabriken.

• Ett klickstopp finns för var och en av de 12 mellanliggande indikeringslägena på zoommikroskopkroppen.

1. För att aktivera klickstoppfunktionen, vrider man klickstoppskruven TILL-FRÅN ① helt medurs (i pilens riktning) med insexnyckeln. Zoomvredet stoppar då i var position motsvarande inställd förstoring indikerad på zoomstyrkeindikator ②.
2. För att avaktivera klickstoppfunktionen, vrider man klickstoppskruven TILL-FRÅN ① med 3 fulla varv från TILL-läget motsatt pilens riktning med hjälp av insexnyckeln.

OBS

Vrid inte skruven för mycket eftersom skyddet kan skadas.

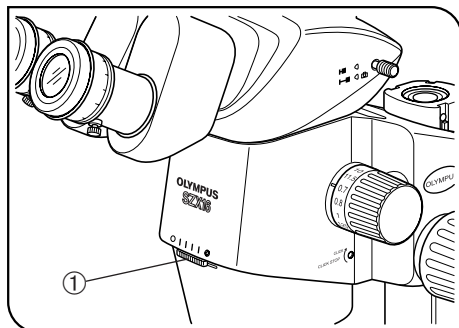


Fig. 6

3

Justering av aperturbländaren

(Fig. 6)

TIPS

Justering av aperturbländaren ökar kontrasten på bilden och skärpedjupet på preparatet. Om man emellertid ställer in en för liten aperturbländare försämrar upplösningen.

1. Justera aperturbländarringen ① mot vänster eller höger. Vrider man ringen mot vänster (○) öppnas bländaren; vrider man mot höger (⊗) stängs bländaren. Justera medan bilden betraktas för att bekräfta effekterna på kontrast och skärpedjup.

OBS

Minska inte bländaren för mycket eftersom detta medför försämring av belysningen i bildens yttre delar och/eller upplösningen.

2. Använd skalans indelning som referens för ringens position.

OBS

När mikroskopet kombineras med vertikala koaxial belysningsdelen (SZX2-ILLC16), kan minskning av bländaren leda till att delar av synfältets yttre delar döljs. I detta fall öppnar man bländaren till ett mellanliggande läge.

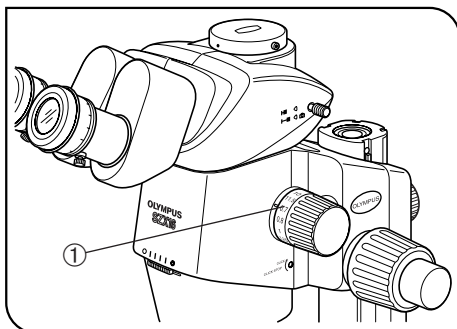


Fig. 7

4 Zoom förstöringsindikator

(Fig. 7)

Kroppens zoom förstoringen indikeras på zoom justeringsvredet på höger sida.

Totala observerade förstoringen kan beräknas med följande formel.

Objektiv förstoring	x	Kroppszoom förstoring	x	Okular förstoring
---------------------	---	-----------------------	---	-------------------

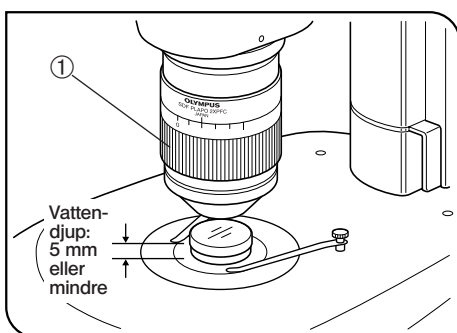


Fig. 8

5 2X objektivkorrekturringen

(Fig. 8)

TIPS

SDFPLAPO2XPFC objektivet är utrustat med en korrekturring ①, vilken korregerar aberrationen som skapas av ett medium som vatten eller plast.

När man observerar preparatet genom en vätska eller en petriskål vrids man på korrekturringen för att hitta läget med bästa kontrast.

- Korrektur är möjlig för aberrationer ekvivalenta med ett vattendjup av ca. 5 mm.
- Effekten av korrekturringen kan vara mindre känslig vid låg zoomstyrka eller om aperturbländaren är nedbländad.

TIPS

När man använder SZX2-2RE16 revolvern skall objektivet hållas så att revolvern inte avviker från klickpositionen när man vrids på korrekturringen.

4-3 Tub

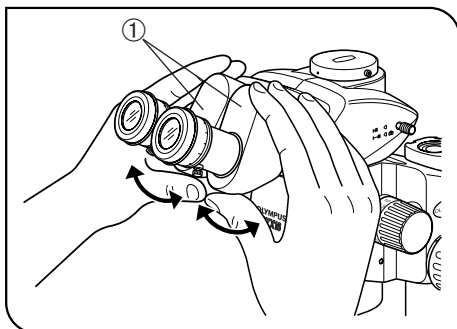


Fig. 9

1 Justering av pupillavståndet

(Fig. 9)

OBS

Håll binokulära enheten ① med båda händerna för denna justering.

För att förebygga skador på mekanismen får inte våld användas förbi stoppläget.

Medan du tittar genom okularen håller du vänster och höger binokulära enheten ① och justerar okularen genom att öppna eller stänga dessa för binokulär syn tills vänster och höger fält sammanfaller helt.

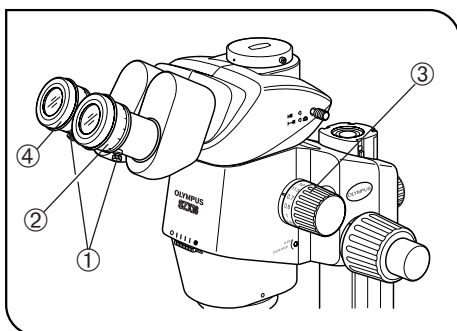


Fig. 10

2 Dioptrijustering (Zoom parfokal justering)

(Fig. 10)

TIPS

Bekräfta att låsskruvarna för okularen ① dras åt innan man övergår till justeringen.

Justering av dioptrin för var persons båda ögon tillåter parfokalitet över zoomförstoringarna.

När man inte använder okularmikrometern

1. Titta i höger okular och vrid dioptrijusteringsringen ② så att synfältets yttre periferi är så skarp som möjligt.
2. Placera ett "lätt att observera" objekt på korsbordsplattan.
3. Vrid zoomvredet ③ till en låg zoomstyrka och titta endast i högra okularet, fokusera preparatet med grov- och finfokuseringsvreden.
4. Vrid zoomvredet ③ till högsta zoomstyrkan och titta endast i högra okularet, fokusera preparatet med grov- och finfokuseringsvreden.
5. Vrid zoomvredet ③ till lägsta förstoring, titta endast i vänster okular och fokusera preparatet genom att vrida vänster dioptrijusteringsring ④ istället för med grov- och finfokuseringsvreden.

Vid användning av okularmikrometern

1. Titta i höger okular med okularmikrometern och fokusera på mikrometerskalan genom att vrida på dioptrijusteringsringen ②.
2. Placera ett "lätt att observera" objekt på korsbordsplattan.
3. Vrid zoomvredet ③ till högsta zoomstyrkan och titta endast i högra okularet, fokusera preparatet med grov- och finfokuseringsvreden.
Se till att både okularmikrometer och preparat är korrekt fokuserade.
4. Vrid zoomvredet ③ till lägsta förstoring, titta endast i vänster okular och fokusera preparatet genom att vrida vänster dioptrijusteringsring ④ istället för med grov- och finfokuseringsvreden.

TIPS

Notera vänster och höger dioptriskalvärde så att det snabbt kan användas vid framtida undersökningar.

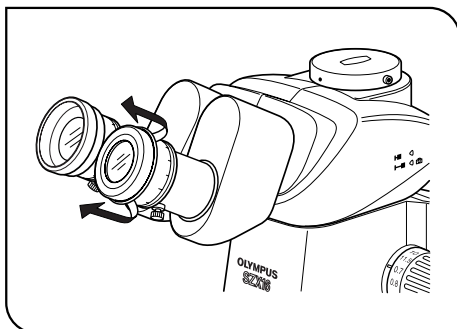


Fig. 11

3 Användning av ögonmusslorna

(Fig. 11)

När man använder glasögon

Använd med ögonmusslorna i normal, infälld position. (Detta förhindrar att glasögonen repas av okularet.)

När man inte använder glasögon

Drag ut de vikta ögonmusslorna i pilens riktning. Detta gör observationen lättare genom att skydda mot ströljus som tränger in mellan okularen och ögonen.

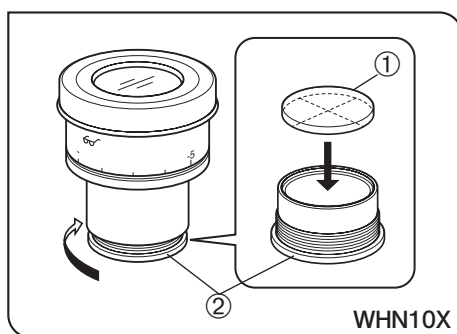


Fig. 12

4 Montering av okularmikrometern

(Fig. 12)

TIPS

- Ett antal olika okularmikrometer kan föras in i WHN10X-H, WHSZ15X-H och WHSZ20X-H okularen. Använd 24 mm diam. x 1,5 mm mikrometer. Enligt fig. 12, vrider man mikrometermonteringsramen ② mot pilens riktning för att ta bort den från okularet och placera en mikrometerskiva ① i monteringsramen så att ytan med modellindikeringen är riktad nedåt.

- Mikrometer-monteringsramen kan vara för trång för vissa mikrometrar. I detta fall, vrider man ramen genom att hålla runt periferin med en lätt, jämn kraft eller genom att använda ramen mot en gummiduk. Greppa inte ramen med stor kraft, eftersom detta kan deformera ramen och göra det svårare att avlägsna denna. Fäst mikrometer-monteringsramen i originalpositionen igen.

- Se till att inte vidröra linsytan med fingrarna.

OBS

WHSZ20X-H okularet är konstruerat så att det ger en förstoring av det fokuserade planet på mikrometerskivan. Eftersom förstöringskoefficienten är 1,35, skall man kompensera förstoringen när man använder detta okular för mätning. När mikrometerskivan är införd i strålgången, kommer strålgången att förlängas och dioptriskalan kan avvika mot + riktningen från normala indikeringen. Detta utgör emellertid inte något problem vid normala undersökningar.

TIPS

När mikrometerskivan inte används, skall det förvaras i en ren, mjuk duk.

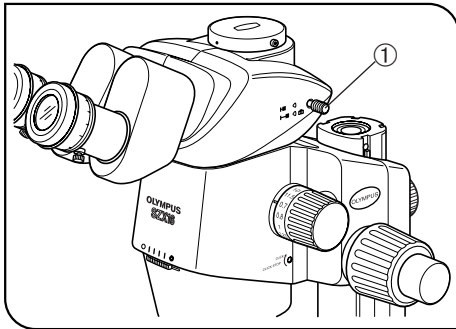


Fig. 13

5 Val av strålgång

(Fig. 13)

TIPS

Dra ut strålgångsväljarknappen ① för att ställa in den högra okularlinsens strålgång till kamerans strålgång. (Följande tabell visar intensitetsförhållandet för varje strålgång i %.)

Strålgångsvalknapp		Intryckt	Utdragen
SZX2-TR30 SZX2-TTR (↔)	Höger	Binokulär 100 %	Binokulär 50 %, Kamera 50 %
	Vänster		Binokulär 50 %
SZX2-TR30PT SZX2-TTRPT (↔)	Höger	Binokulär 100 %	Kamera 100 %
	Vänster		Binokulär 100 %

OBS

Tryck eller drag alltid strålgångsvalratten ① hela vägen till ett stoppläge. Försök inte att tvinga vredet förbi stoppläget. Användning av för stor kraft leder till förstörelse av mekanismen.

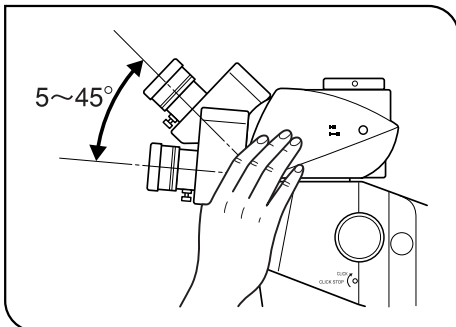


Fig. 14

6 Justering av lutningen

(Fig. 14)

TIPS

Justera tubens höjd och lutning för att erhålla den mest bekväma arbetsställningen.

Man håller fast i okulardelen med båda händerna och höjer eller sänker den till önskad position.

OBS

Försök aldrig att tvinga okularen förbi det övre och undre stoppläget. Användning av för stor kraft leder till förstörelse av mekanismen.

4-4 Kameraobservation och mikrofotografering


En digitalkameraenhet kan monteras i fästet på den trinokulära tuben genom användning av kameraadaptern och/eller en kameramonteringsadapter*.

* Kameramonteringsadaptern är inte nödvändig om en kameraadapter försedd med ett kamerafäste används. Detaljer finns i bruksanvisningarna till kameraadaptern och digitalkameran.

1 Val av kameraadapterförstoring

Ställ in förstoring av kameraadaptern i enlighet med storleken på CCD-enheten i digitalkameran.

(Exempel) Följande figurer visar områdena för kameraobservation/mikrofotografering när okularlinserna WHN10X med FN 22 används.

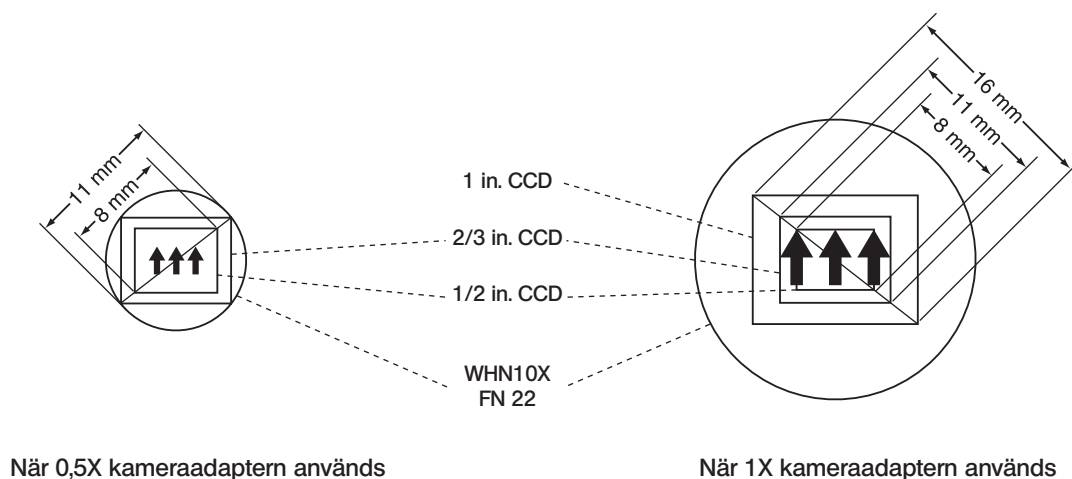

När 0,5X kameraadaptern används

När 1X kameraadaptern används

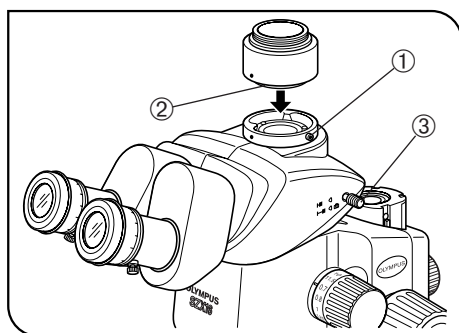


Fig. 15

2 Montera kameraadaptern

(Fig. 15)

1. Med insexnyckeln lossas den raka tubens låsskruvar ① helt på den raka tubmonteringen uppe på trinokulära tuben.
2. Sätt kameraadapterns runda sink ② i den raka tubmonteringen på den trinokulära tuben och dra åt låsskruven ①.
3. Montera kameran i kameraadaptern. En kameramonteringsadapter kan krävas för vissa kameraadapterar.

3 Välja kamerans strålgång

(Fig. 15)

Dra ut strålgångsväljarknappen ③ för att välja strålgångsinställningen binokulär 50 % / kamera 50 % för SZX2-TR30/TTR eller strålgångsinställningen kamera 100 % för SZX2-TR30PT/TTRPT.

5 FELSÖKNING

Under vissa omständigheter, kan enhetens prestanda påverkas negativt av andra faktorer än defekter. Om problem uppstår skall man läsa igenom följande lista och vidtaga lämplig åtgärd. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av listan, kontakta oss för hjälp.

Problem	Orsak	Åtgärd	Sidan
1. Vänster och höger synfält överensstämmer inte.	Pupilldistansen är fel inställd.	Ställ in korrekt.	10
	Dioptrin är inte korrekt justerad.	Ställ in korrekt.	10
	Vänster och höger okular är olika.	Använd ett par passande okular.	21
2. Synfältet är delvis täckt eller ojämnt belyst.	Aperturbländaren har bländats ner för mycket.	Öppna aperturbländaren.	8
	Trinokulära tuben och/eller mellanliggande tillsatser är felaktigt installerade.	Montera dessa ordentligt.	20
	Strålgångsvalratten är ställd i en mellanliggande position.	Ställ in på önskad position.	12
3. Bilden på skärmen är delvis avklippt.	Strålgångsvalratten är inte helt utdragen.	Drag ut den helt.	12
4. Smuts eller damm är synligt i synfältet.	Smuts/damm på objektet.	Rengör grundligt.	3
	Smuts/damm på okular.	Rengör grundligt.	3
5. Detaljer på observerad bild är fasta.	Aperturbländaren har bländats ner för mycket.	Öppna bländaren till lämplig storlek.	8
6. Observerad bild är dålig. • Bilden är inte skarp. • Kontrasten är otillräcklig.	Objektivet är lutat.	Skruva in det tills det stoppar.	20
	Objektivet är smutsigt.	Rengör grundligt.	3
	Mikroskopkroppens topp- och bottenlinser är smutsiga.		
	Tubens bottenlins är smutsig.		
7. Zoomning gör att den observerade bilden går ur fokus.	Okulardioptrin är fel inställd.	Ställ in korrekt.	10
	Fokuseringen är felinställd.	Fokusera vid hög förstoring.	10
8. Grovfokuseringsvredet kan inte vridas mjukt.	Vredets vridningsspänning är för högt inställd.	Minska vridningsspänningen till en optimal nivå.	7
9. Mikroskopkroppen sänks plötsligt, vilket ger avvikande fokus under observationen.	Vridningsspänningen på grovfokuseringsvredet är för låg.	Öka vridningsspänningen till en optimal nivå.	7
	Mikroskopkroppen föll ner eftersom vikten överskred 10 kg.	Använd en fokuseringsenhet för hög last: (SZX2-FOF: 2,7 till 15 kg. SZX2-FOFH: 8 till 25 kg.)	15

Detalj	Specifikationer			
1. Zoommikroskopstomme SZX2-ZB16	Vänster/höger zoom-förstoringsystem. Zoom drivsystem: Horisontellt vred. Klicka på stopp TILL-FRÅN växlingsbar per zoomförstoring.			
	Zoomstyrka: 16.4 (0,7X till 11,5X) Förstoringsindikeringar: 14 indikeringar. 0,7, 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4, 5, 6,3, 8, 10, 11,5.			
	Objektivfäste: Gängat fäste			
	Inbyggd aperturbländare.			
2. Fokuseringsenhet - SZX2-FOFH - SZX2-FOF - SZX2-FO	SZX2-FOFH	SZX2-FOF	SZX2-FO	
	Fokuseringsystem: Kuggstång rullguide (med grovfokuseringsvred spännringsjustering).			
	Inbyggd gasfjäder motvikt. Koaxial grov-/finfokuse- ringsvred.	Inbyggd motvikt. Koaxial grov-/finfokuse- ringsvred.	— Endast grovfokuserings- vred	
	Grovfokuseringslängden: 80 mm			
	Grovjusteringens längd per varv: 36,8 mm		Grovjusteringens längd per varv: 21 mm	
	Finfokuseringslängden: 80 mm Finjusteringens längd per varv: 0,77 mm		—	
	Last: 8 till 25 kg	Last: 2,7 till 15 kg	Max. belastning: 10 kg	
3. Tub - SZX2-TR30 - SZX2-TR30PT - SZX2-TTR - SZX2-TTRPT	SZX2-TR30	SZX2-TR30PT	SZX2-TTR	SZX2-TTRPT
	Trinokulär tub		Lutande binokulär tub	
	Tublutning: 30°		Tublutning: 5° till 45°	
	Strålgångsväljare: 2 steg. (Binokulär 100 %, Binokulär 50 % / Kamera 50 %)	Strålgångsväljare: 2 steg. (Binokulär 100 %, kamera 100 %)	Strålgångsväljare: 2 steg. (Binokulär 100 %, Binokulär 50 % / Kamera 50 %)	Strålgångsväljare: 2 steg. (Binokulär 100 %, kamera 100 %)
	Justering av pupilldistans: 52 till 76 mm. Låsskruvar för okular bifogas. Okular: WHN10X-H, WHSZ15X-H/20X-H/30X-H			
4. Standardbas SZX2-ST	Pelarstödhylsans höjd: 270 mm. Basmått: 284 (B) x 335 (D) x 31 (H) mm. Borttagbar objekthållare. Korsbordsadapterfästhål			
5. Stor bas SZX2-STL	Pelarhöjd: 400 mm. Basmått: 400 (B) x 350 (D) x 28 (H) mm. Borttagbar objekthållare. Korsbordsadapterfästhål Fallskyddsring: Tillval SZX-R.			

Detalj	Specifikationer	
6. Mål WD: Arbetsavstånd PF: Parfokal lins	SDFPLFL0.3X SDFPLAPO0.5XPF SDFPLAPO0.8X SDFPLAPO1XPF SDFPLAPO1.6XPF SDFPLAPO2XPFC	WD 141 mm* WD 70,5 mm WD 81 mm WD 60 mm WD 30 mm WD 20 mm
7. Okular (Obs) Mikrometerområdet utanför FN fälttalet är osynligt.	WHN10X-H ** FN 22, med dioptrijusteringsring. WHSZ15X-H ** FN 16, med dioptrijusteringsring. WHSZ20X-H ** FN 12,5, med dioptrijusteringsring. WHSZ30X-H FN 7, med dioptrijusteringsring.	
8. Arbetsmiljö	• Inomhusanvändning. • Altitud: max. 2000 m. • Omgivningens temperatur: 5°C till 40°C. • Maximal relativ fuktighet 80 % för temperaturer upp till 31°C, minskar linjärt över 70 % vid 34°C, 60 % vid 37°C, till 50 % vid 40°C.	

* Extern pelare krävs när SZX2-ST används.

** Ø 24 mm dia., 1.5 mm tjock okularmikrometer kan föras in.

7 OBSERVATIONSFÖRSTORINGAR OCH OBSERVATIONSOMRÅDEN

- Total förstoring = objektivförstoring x zoomförstoring x okularförstoringen
- Observationsområde = okular FN / (objektivförstoring x zoomförstoring) (mm)

Objektiv	Okular							
	WHN10X-H FN 22		WHSZ15X-H FN 16		WHSZ20X-H FN 12,5		WHSZ30X-H FN 7	
	Obs. Först.	Obs. område	Obs. Först.	Obs. område	Obs. Först.	Obs. område	Obs. Först.	Obs. område
SDFPLFL0.3X	2,1X – 34,5X	104,8 – 6,4	3,15X – 51,75X	76,2 – 4,6	4,2X – 69X	59,5 – 3,6	6,3X – 103,5X	33,3 – 2,0
SDFPLAPO0.5XPF	3,5X – 57,5X	62,9 – 3,8	5,25X – 86,25X	45,7 – 2,8	7X – 115X	35,7 – 2,2	10,5X – 172,5X	20,0 – 1,2
SDFPLAPO0.8X	5,6X – 92X	39,3 – 2,4	8,4X – 138X	28,6 – 1,7	11,2X – 184X	22,3 – 1,4	16,8X – 276X	12,5 – 0,8
SDFPLAPO1XPF	7X – 115X	31,4 – 1,9	10,5X – 172,5X	22,9 – 1,4	14X – 230X	17,9 – 1,1	21X – 345X	10,0 – 0,6
SDFPLAPO1.6XPF	11,2X – 184X	19,6* – 1,2	16,8X – 276X	14,3 – 0,9	22,4X – 368X	11,2 – 0,7	33,6X – 552X	6,3 – 0,4
SDFPLAPO2XPFC	14X – 230X	15,7* – 1,0	21X – 345X	11,4* – 0,7	28X – 460X	8,9 – 0,5	42X – 690X	5,0 – 0,3


* Perifera delar av fältet klipps av vid låga förstoringar.

8-1 Monteringsschema

Nedanstående schema visar hur man monterar de olika modulerna. Siffrorna visar ordningsföljden för monteringen.

OBS

När man monterar samman mikroskopet skall man se till att alla delar är fria från damm och smuts, och man skall undvika att repa någon del.

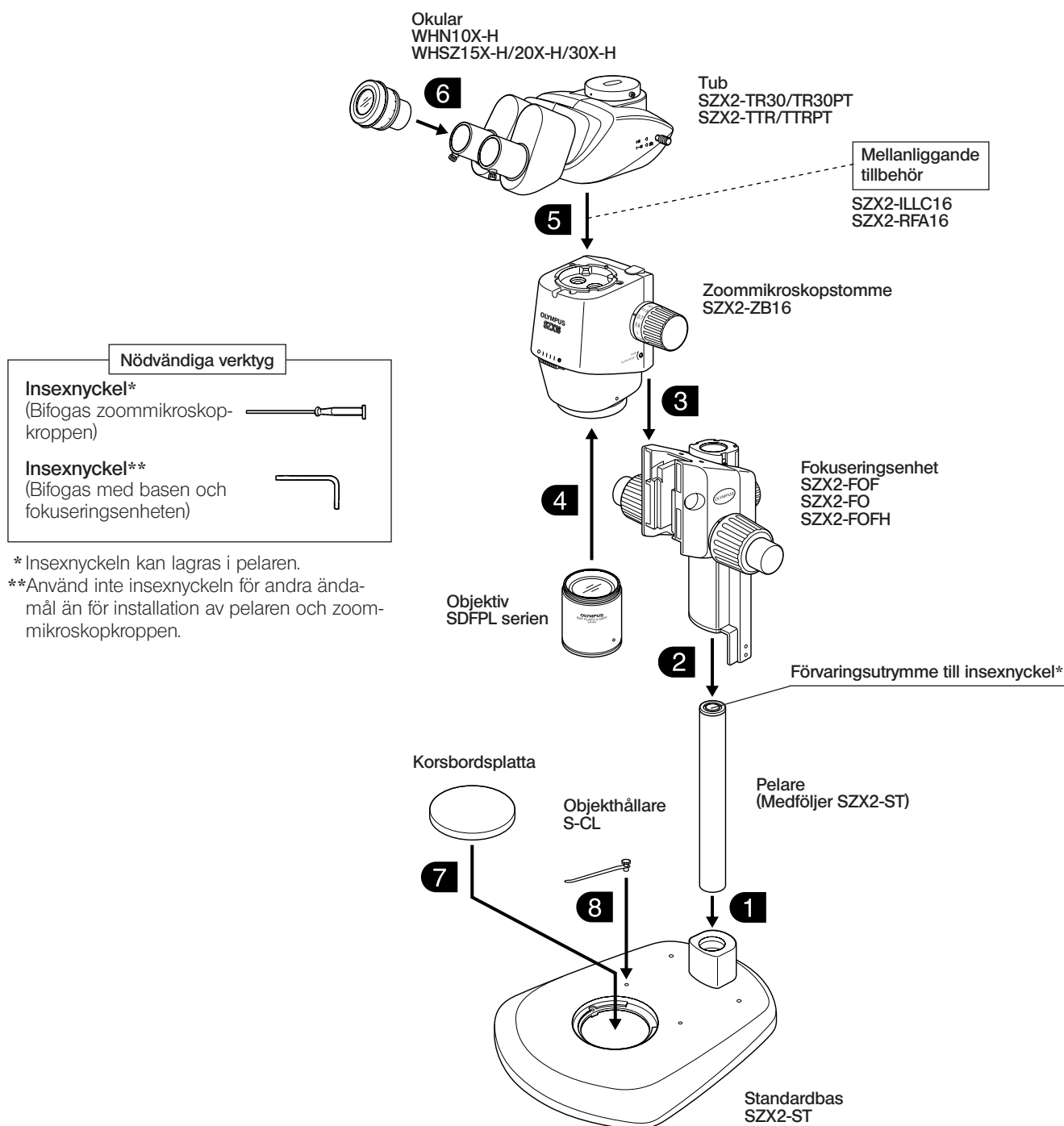

8-2 Detaljerad monteringsprocedur

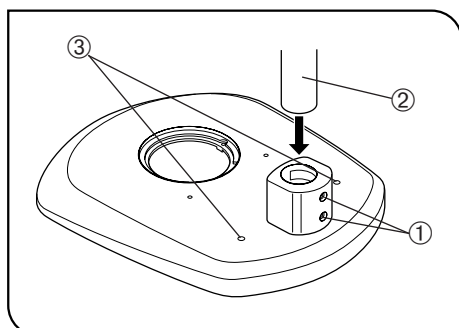


Fig. 16

1 Installation av pelaren

(Fig. 16)

1. Använd insexnyckeln som medföljer basen, lossa de två låsskruvarna ① på pelarens stödhylsor helt.
2. Håll pelaren ② så att insexnyckelnns förvaringshål ligger uppåt, och för in pelarens stödhylsa tills det når botten.
3. Med hjälp av insexnyckeln drar man åt de två låsskruvarna ① ordentligt.

Reservskruvhål

Två skruvhål ③ (6 mm) finns för montering av en manipulator, etc.

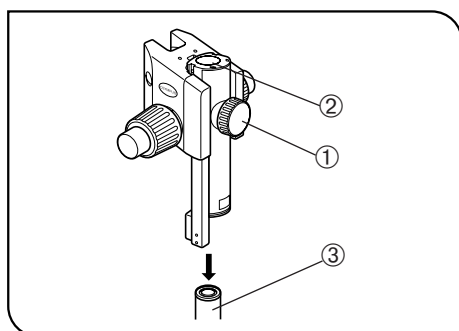


Fig. 17

2 Montering av fokuseringsenheten (Figurema 17 & 18)

1. Lossa först fokuseringsenhetens låsskruv ① helt och medan man håller fokuseringsenheten med båda händerna för man in pelaren ③ i monteringshålet ② underifrån (fig. 17).

OBS För in långsamt. Använd inte våld.

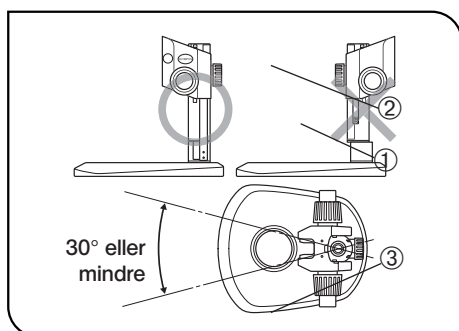


Fig. 18

2. Sänk fokuseringsenheten tills den stoppar och dra därefter åt fokuseringsenhetens låsskruv ① (fig. 17).

⚠ OBSERVERA

För att hindra mikroskopet från att falla omkull måste fokuseringsenheten installeras på samma sida som korsbordsplattan i stativet så som visas i illustrationen markerad med "○" i fig. 18, och dess vridvinkel måste begränsas till 30°. Om fokuseringsenheten placerad på fel sida kommer mikroskopet att falla omkull.

OBS

Om låsskruv ① dras åt medan pelaren ③ inte är helt införd i monteringshålet ②, kommer bladfjäders som stöder pelaren att deformeras och pelaren kommer inte att kunna tränga in i hålet (fig. 17).

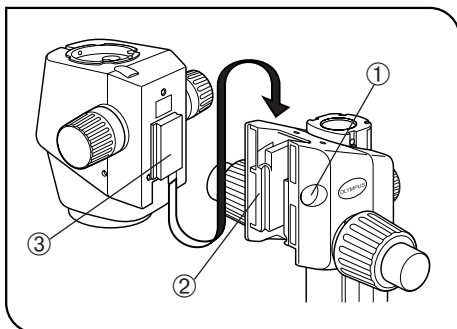


Fig. 19

3 Installering av mikroskopkroppen (Fig. 19)

1. Ta bort skyddet ① på fokuseringsenheten genom att föra in ett tunt objekt i skåran.
2. Med bifogade insexnyckeln lossar man den monterade sinkens låsskruv i skyddet på fokuseringsenheten genom att vrida detta 2 eller 3 varv (moturs).
3. För försiktigt in monteringsinken ③ på mikroskopets baksida in i monteringsöppningen ② på fokuseringsenheten.

OBS För inte in fästet vinklat eller med våld eftersom detta kan förorsaka felfunktioner.

4. När mikroskopet har förts in till stopp, drar man åt låsskruven med insexnyckel.
5. Placera skyddet ① i originalläget.

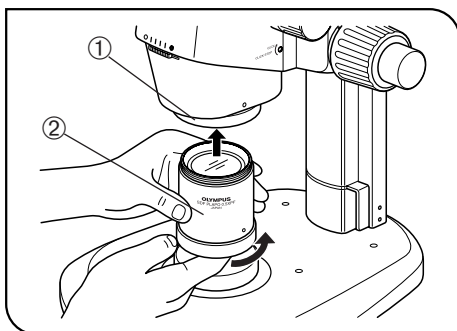


Fig. 20

4 Montering av objektivet (Fig. 20)

OBS Eftersom objektivet är tungt, skall man göra följande för att undvika skador när det faller.

- Fäst skyddet på objektivets front.
- Placera skyddet för objektivfästet eller en anteckningsbok, etc. på stativet för att absorbera stöten när objektivet faller.

Medan man håller i objektivets front ②, monterar man det på det gängade objektivfästet ① genom att vrida objektivet i pilens riktning.

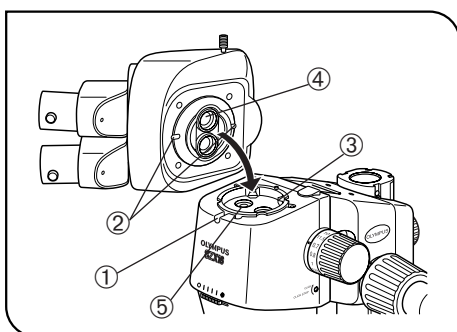


Fig. 21

5 Montering av tuben (Fig. 21)

1. Med en insexnyckel lossar man tubens låsskruv ① helt.
2. Rikta upp positioneringsspåret ② på tuben med mikroskopkroppens positioneringsstift ③, passa in sinken ④ i botten av tuben i mikroskopkroppens sinkfäste ⑤.
3. Med en insexnyckel drar man åt tubens låsskruv ①.

OBS Tuben kan monteras 180° från ovanstående position, men denna placering gör observationer svåra och det rekommenderas inte.

När en extra pelare används är denna placering omöjlig eftersom okularet hamnar i vägen.

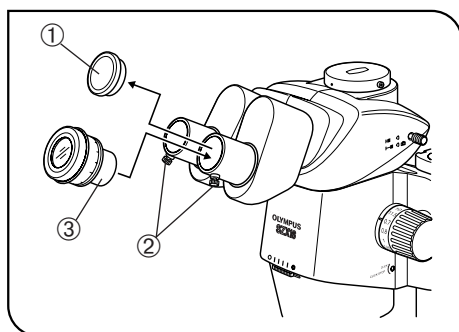


Fig. 22

6 Montering av okularet

(Fig. 22)

TIPS

När man använder okularmikrometern, skall denna föras in i höger okular. (Den kan föras in i vänster okular men beskrivningen i denna bruksanvisning förutsätter att den förs in i höger okular.)

1. Ta bort dammskydden ① från okularen och lossa okularens låsskruvar ② helt.
2. För försiktigt in okularet med samma förstoring ③ i vänstra och högra okularhylsan hela vägen tills de stoppar.
3. Dra åt båda okularens låsskruvar ②.

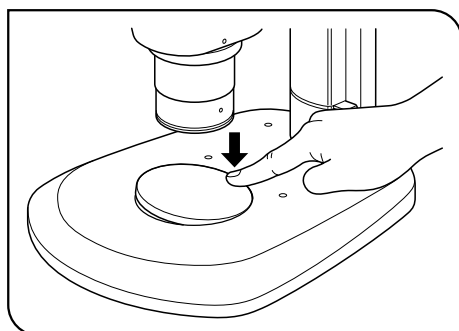


Fig. 23

7 Montering (borttagning) av korsbordsplattan (Fig. 23)

Placera korsbordet i monteringshålet på basen.

För borttagningen trycker man korsbordsplattan i kanten närmast pelaren med fingerspetsarna. Den andra sidan höjs från basen så att korsbordsplattan lätt kan plockas upp.

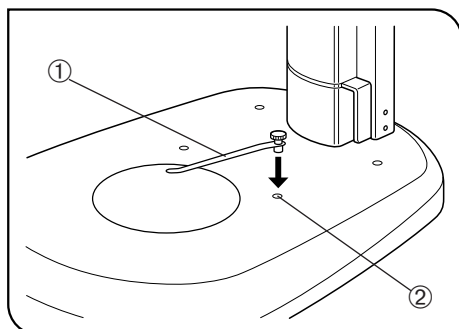


Fig. 24

8 Montering av objekthållaren

(Fig. 24)

TIPS

Använd objekthållaren när du önskar fästa preparatet så att detta inte flyttas.

För in objekthållaren ① i de två hålen ② på basens ovansida.

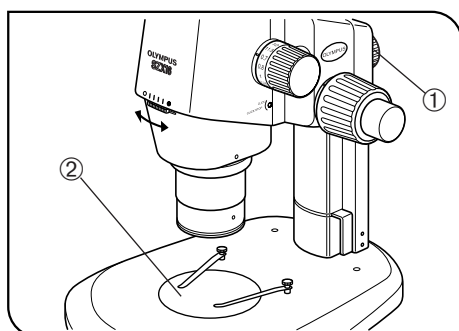


Fig. 25

9 Placering av mikroskopkroppen på stativet (Fig. 25)

Lossa fokuseringsenhetens låsskruv ①. Vrid mikroskopkroppen något till vänster och till höger, rikta upp objektivet mitt mot mitten på korsbordsplattan ②, lås därefter mikroskopkroppen fokuseringsenhetens låsskruv.

9 ANVÄNDNING AV ANDRA MODULER

9-1 Fallskyddsring SZX-R och extern pelare SZH-P400/SZH-P600

TIPS

- Den externa pelaren skall användas när man undersöker stora preparat eller när man måste flytta upp mikroskopkroppen uppåt för användning av lågförstorande objektiv med lång WD arbetslängd.
- Fallskyddsringen förhindrar att zoommikroskopkroppen faller ner när den är installerad i ett högre läge med en extra pelare och låsskruven på fokuseringsenheten lossats av misstag. Detta hjälper till att undvika skador på preparatet eller objektivet.

OBS

Den statiska belastningsresistansen för SZX-R är maximalt 7 kg.

1 Montering

(Fig. 26)

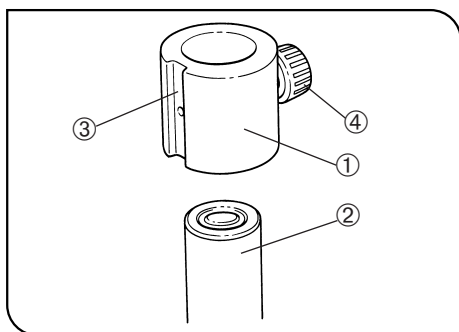


Fig. 2

1. Montering av externa pelaren

- Ta bort pelaren från standardbasen och byt ut pelaren mot SZH-P400 eller SZH-P600 externa pelare (se sidan 19 för monteringsproceduren).

2. Montering av fallskyddsringen

- Passa in fallskyddsringen ① i den externa pelaren ②.

TIPS

Placera det sneda belysningsselementets monteringspår ③ på framsidan av fallskyddsringen ① och dra åt låsskruven ④.

OBS

När preparatets höjd är liten eller ett objektiv med kort arbetsavstånd används, måste fallskyddsringen ① inte monteras om dy flyttar ner mikroskopkroppen. Detta reducerar emellertid säkerheten som garanteras av fallskyddsringen SZX-R ①, därför skall man alltid hålla i fokuseringsenheten ordentligt när man lossar dess låsskruv.

2 Drift



OBSERVERA

När man flyttar mikroskopkroppen runt pelaren får man aldrig lossa både fokuseringsenhetens låsskruv och fallskyddsringen samtidigt.

Flyttning av mikroskopkroppen uppåt

1. Lossa låsskruven på fokuseringsenheten som skall flyttas uppåt.
2. På önskad höjd drar man åt fokuseringsenhetens låsskruv ordentligt.
3. Lossa på fallskyddsringens låsskruv, tryck fallskyddsringen ordentligt mot nedre ändan av fokuseringsenheten och dra åt låsskruven ordentligt.

Flyttning av mikroskopkroppen nedåt

Lossa först på fallskyddsringen och flytta mikroskopkroppen nedåt och därefter flyttar man fokuseringsenheten.

OBS


För att fallskyddsringen skall fungera ordentligt skall fokuseringsenheten och fallskyddsringen låsas i nära kontakt med varandra utan mellanrum.

9-2 Revolver SZX2-2RE16

TIPS

Revolvern har plats för två objektiv (avvikelser i fokuseringen på grund av växling mellan objektiven kan minimeras om båda objektiven tillhör PF-serien). Detta gör objektivväxling enkel genom att helt enkelt vrida på revolvern och utöka valmöjligheten för användbara förstoringar.

1 Extern vy

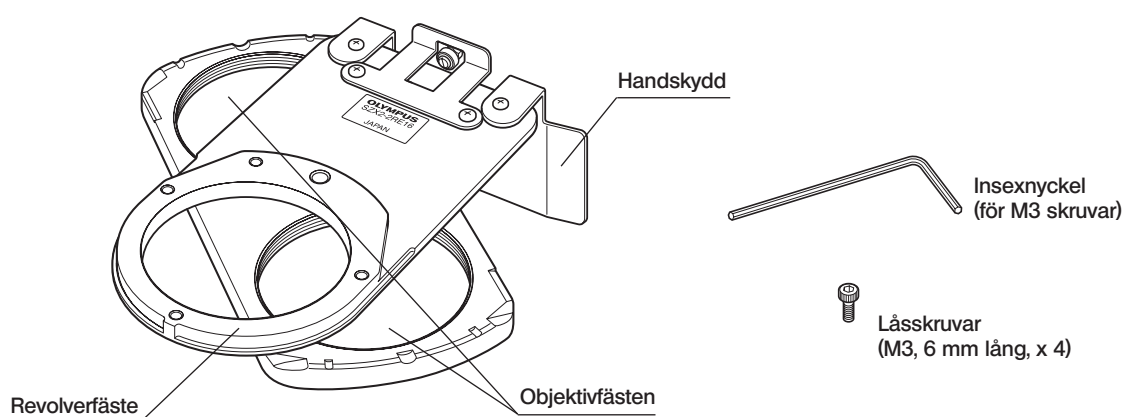

2 Montering

(Figurer 27 till 29)

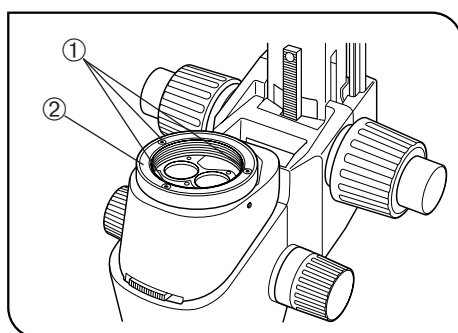


Fig. 2

1. Ta bort tuben från zoommikroskopkroppen.
2. Ta bort zoommikroskopet och fokuseringsenheten från pelaren och placera dessa upp och ner på en plan bordsyta.

OBS Placera en mjuk gummiduk eller liknande material på bordsytan.

3. Plocka bort objektivet från zoommikroskopkroppen och ta därefter bort objektivfästet ② genom att lossa de tre låsskruvarna ① med den bifogade insexnyckeln (för M3 skruvar) (fig. 27).

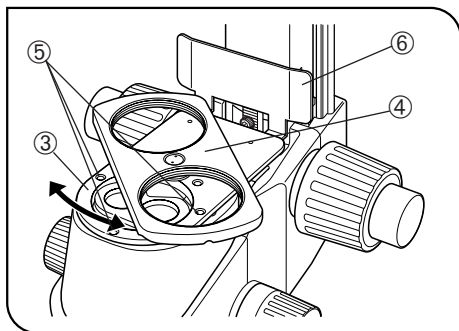


Fig. 28

4. Placera revolverfästet ③ (med sina objektivfästen ④ riktade uppåt) där objektivfästet har varit genom att rikta upp skruvhålen. Med insexnyckeln (för M3 skruvar), låser man revolverfästet med bifogade tre låsskruvar (M3, 6 mm lång) ⑤ (fig. 28).

OBS

- Två skruvhål finns på var position med ett intervall av 5 mm. När man inte använder SZX2-RFA16 reflekterande belysningsdel för fluoriserande ljus, använder man skruvhålen närmare framsidan.

- Eftersom skruvarna kan vara dolda bakom objektivfästena ④, låser man revolverfästet medan man vridet den (fig. 28).

5. Installera fokuseringsenheten på pelaren och installera tuben i sin ursprungliga position.

6. Fäst två objektiv i deras respektive objektivfästen ④ genom fastskruvning (fig. 28).

3 Drift

(Fig. 29)

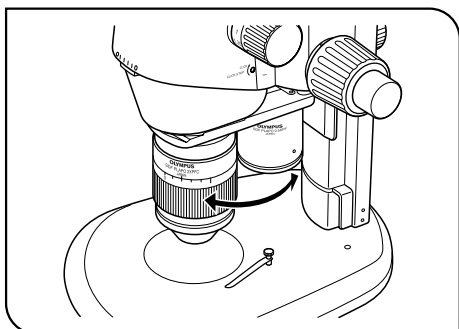


Fig. 29

Håll objektivet och vrid försiktigt till en klickposition på framsidan där objektivet som skall användas förs in i strålgången.

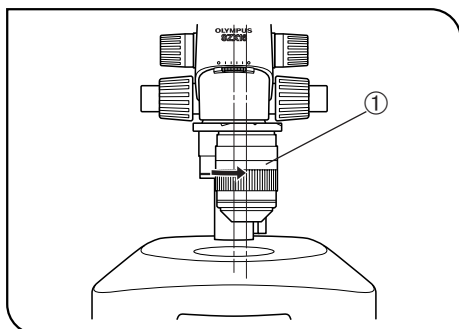


Fig. 30

Mikrofotografering med uppriktad optisk axel

TIPS

Rikta upp objektivets mitt och belysningens strålgång mot strålgången för fotograferingen (höger linje) för att utföra mikrofotografering med hög kontrast.

1. Vrid det utvalda objektivet ① medurs (17°) till klickpositionen för fotografiska strålgången (fig. 30).

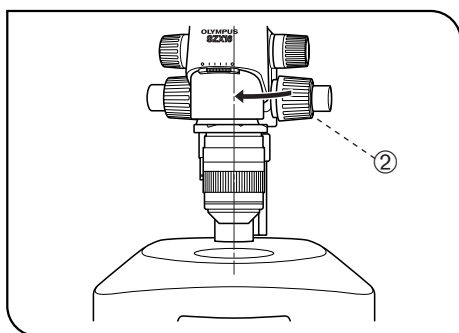


Fig. 31

2. För tillbaka mikroskopkroppen till belysningsstrålgången genom att lossa fokuseringsmodulens låsskruv ②, vrid mikroskopkroppen försiktigt i pilens riktning, rikta upp objektivet visuellt mot belysningsstrålgången och dra åt låsskruven ② igen (fig. 31).

Nu är inställningen av den fotografiska strålgången klar.

4 Varning

- När man transporterar mikroskopet skall man inte hålla i revolvren.
- Den parfokala egenskapen garanteras inte helt när man växlar objektiv.
- Fokuseringsenheten SZX2-FO kan inte kombineras med detta mikroskop.

9-3 BX korsbordsadapterplatta 1 SZX-STAD1


TIPS

Denna adapter är till för installationen av ett U-SRG eller U-SRP roterande korsbort på SZX2 standard bas eller ett SZX2 serie belysningsbas. När U-SRP roterande korsbord används tillsammans med U-FMP mekaniska korsbord, blir rörelser i X- och Y-riktningarna möjliga, vilket är lämpligt för bildbegränsning inom mikrofotografering. För att täcka höjden på korsbordsadaptern (ca. 41 mm), rekommenderar vi en kombination med SZH-P400 extern pelare (tillsammans med SZX-R fallskyddsringen).

1 Monterbara baser och begränsningar

Bas	Användbara objektiv	Begränsningar
Standardbas SZX2-ST	0,5X till 2X	Ingen
- Fyrläges för genomfallande LED-belysning SZX2-ILLTQ - Singel för genomfallande LED-belysning SZX2-ILLTS	STAD-fattning för ILLT SZX2-STADM är nödvändig för att använda korsbordsadaptern. (Se bruksanvisningen för SZX2-ILLTQ/ILLTS för genomfallande LED-belysning.)	

2 Montering

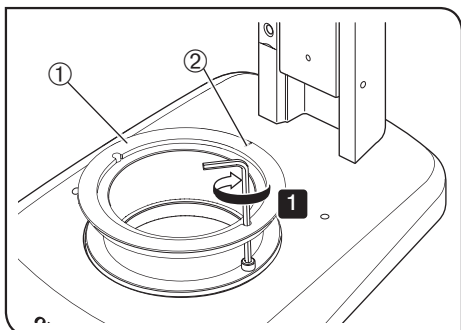


TIPS

Använd verktygen som visas i tabellen nedan.

Verktyg	Beskrivning
Insexnyckel (för M4-skrivar)	Medföljer SZX-STAD1
Sexkantskruv (M4)	Medföljer SZX-STAD1

- Placera spåret ② på SZX-STAD1 ① på basens baksida och sätt fast skruvarna (2 st.) med insexnyckeln för att montera SZX-STAD1 ① till en bas.

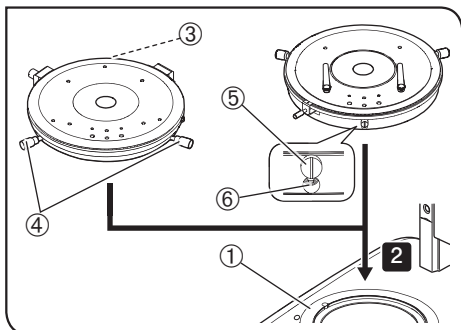

- Montera U-SRP eller U-SRG2 på SZX-STAD1 ①.

Montera U-SRP

Placera positioneringsstiftet (cylindertyp) ③ på baksidan av basen och vrid centreringsvredet ④ medsols för att montera det.

Montera U-SRG2

Placera den utstickande delen ⑤ på basens framsida och vrid låsskruven ⑥ medurs för att sätta fast U-SRG2 med hjälp av den insexnyckel som medföljer mikroskopstativet.

9-4 BX korsbordsadapterplatta 2 SZX-STAD2


TIPS

Denna adapter är avsedd för installation i U-SIC4R2/SIC4L2 stora korsbordet* på SZX2-STL stora stativet**. När denna korsbordsadapter används, skall den bifogade SZH-P400 extra pelaren användas för att täcka höjden på korsbordsadaptern (ca. 125 mm). Dessutom, när man använder ett lågförstorande objektiv med långt arbetsavstånd (SDFPLFL0.3X), skall SZH-P600 externa pelaren användas (alltid tillsammans med fallskyddsringen).

* Korsbordet U-SVL eller S-SVR BS för mikroskop i BX serien kan även monteras men med reducerad funktion. U-SVLB och U-SVRB kan inte användas på grund av deras långa korsbordsvred.

** STAD-fattning för ILLT SZX2-STADM är nödvändigt för att använda SZX2-ILLTQ/ILLTS för genomfallande LED-belysning. Dessutom kan genomfallande LED-belysning som är inbyggd i SZX2-ILLTQ/ILLTS inte användas för observation. Se bruksanvisningen för SZX2-ILLTQ/ILLTS LED för mer information.

1 Montering

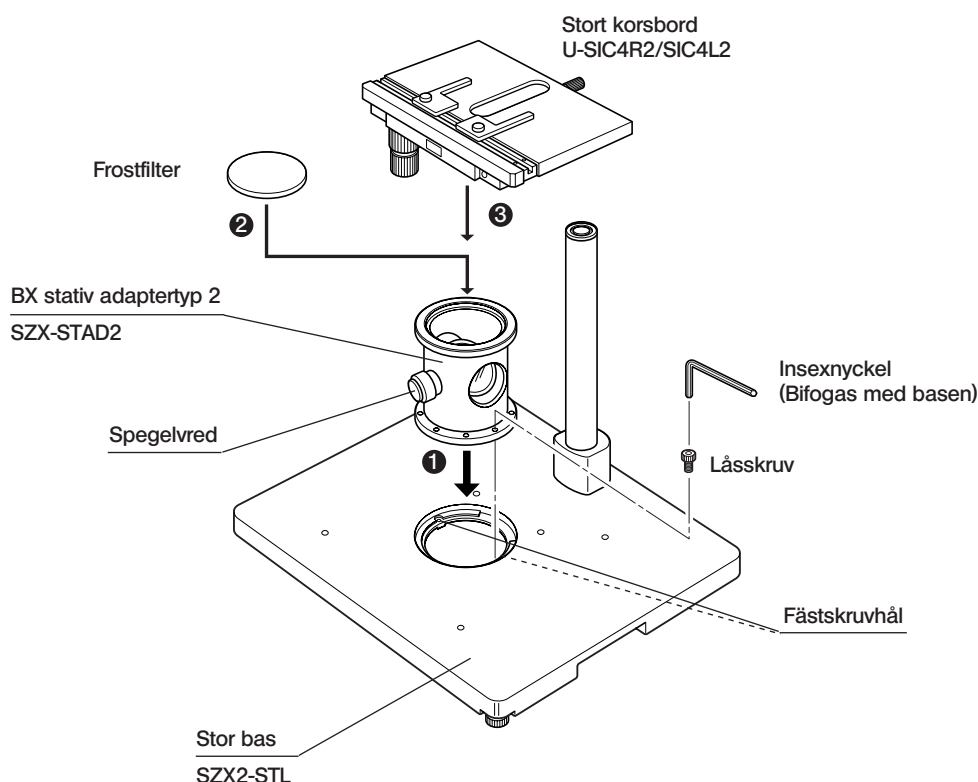

OBS

För förenklad undersökning med genomfallande ljus placerar man spegelvredet på framsidan och använder ett frostfilter.

2 Förenklad undersökning med genomfallande ljus

(Fig. 33)

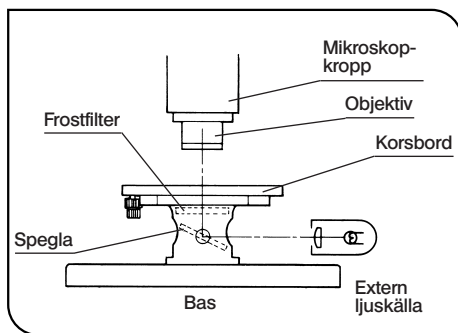


Fig. 33

1. Belys preparatet med en extern ljuskälla (LSD-belysningsenhet, ljusledarbelysning, etc.).
Tänd den externa ljuskällan så som visas i figuren till vänster och bestråla spegelenheten.
2. Eliminera oregelmässig belysning.
 - 1) Rikta upp mikroskopets mitt mot mitten på SZX-STAD2 adaptern.
 - 2) Ställ zoomvredet på mikroskopet på minsta förstoring och fokusera korsbordets toppyta.
 - 3) Medan man observerar genom okulalet vrider man spegelvredet för att justera spegelvinkeln så att hela synfältet belyses jämnt.

TIPS

När man observerar med en sned belysning, tar man bort frostfiltret och när man observerar genom okulalet lutar man spegeln gradvis tills optimal kontrast erhålls.

3 Varning

- Projicera inte bilden av den externa ljuskällans tråd på den frostade ytan på frostfiltret. I annat fall kan frostfiltret förstöras.
- Använd neutralt rengöringsmedel för att rengöra frostfiltret.
- Vid undersökning med genomfallande ljus med en total styrka av högst 10X, kan synfältet skuggas i de yttre delarna beroende på det använda korsbordet.


9-5 Korsbordsadapter typ 1 SZH-STAD1

Den här adaptern har samma funktion som korsbordsadaptern SZX-STAD1 BX typ 1, men de korsbord som kan användas med den här adaptern är den horisontella låsskruven BH2-SH.

1 Montering

TIPS

STAD-fäste för ILLT SZX2-STADM är nödvändigt för att använda SZX2-ILLTQ/ILLTS för genomfallande LED-belysning. Se bruksanvisningen för SZX2-ILLTQ/ILLTS LED för mer information.

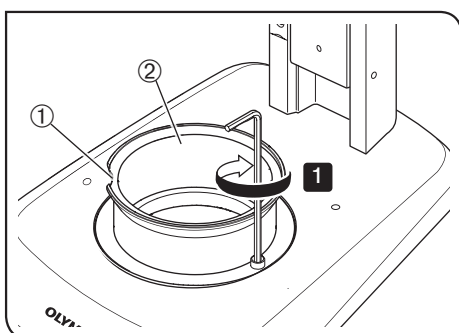


TIPS

Använd verktygen som visas i tabellen nedan.

Verktyg	Beskrivning
Insexnyckel (för M4-skruvar)	Medföljer SZH-STAD1
Sexkantskruv (M4)	Medföljer SZH-STAD1


1. Efter att ha placerat spåret ① så att det hamnar på basens framsida ska du sätta fast skruvorna (2 st) medosexnyckeln för att montera SZX-STAD1 ② till en bas.

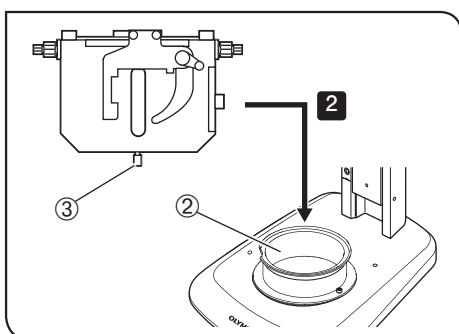

2. Placera korsbordets låsskruv ③ på BH2-SH (horisontell låsskruv) på framsidan av basen, vrid låsskruven ③ medurs för att låsa den och sätt fast BH2-SH.

9-6 Glidande korsbord SZH-SG

1 Extern översikt och terminologi

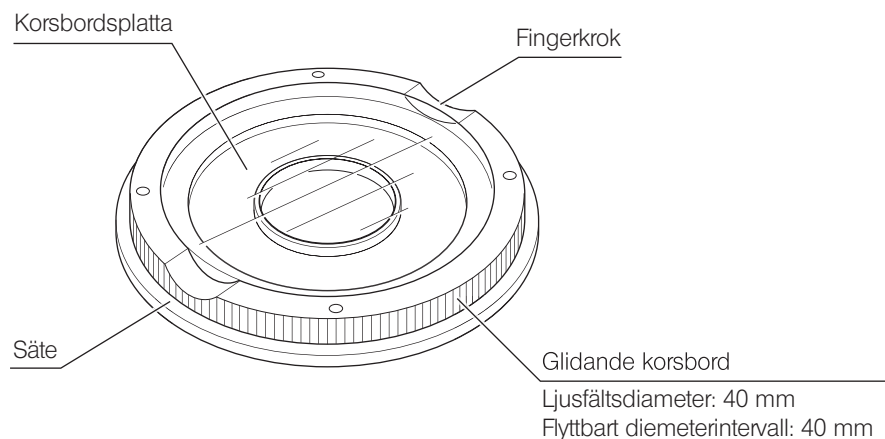


2 Installation

OBS • Var noga med att rengöra glidytan om smuts eller metalledam fastnat på den.

• Placera inte det glidande korsbordet på friktionsytan direkt på bordsytan.

TIPS STAD-fäste för ILLT SZX2-STADM är nödvändigt för att använda SZX2-ILLTQ/ILLTS för genomfallande LED-belysning. Se bruksanvisningen för SZX2-ILLTQ/ILLTS LED för mer information.

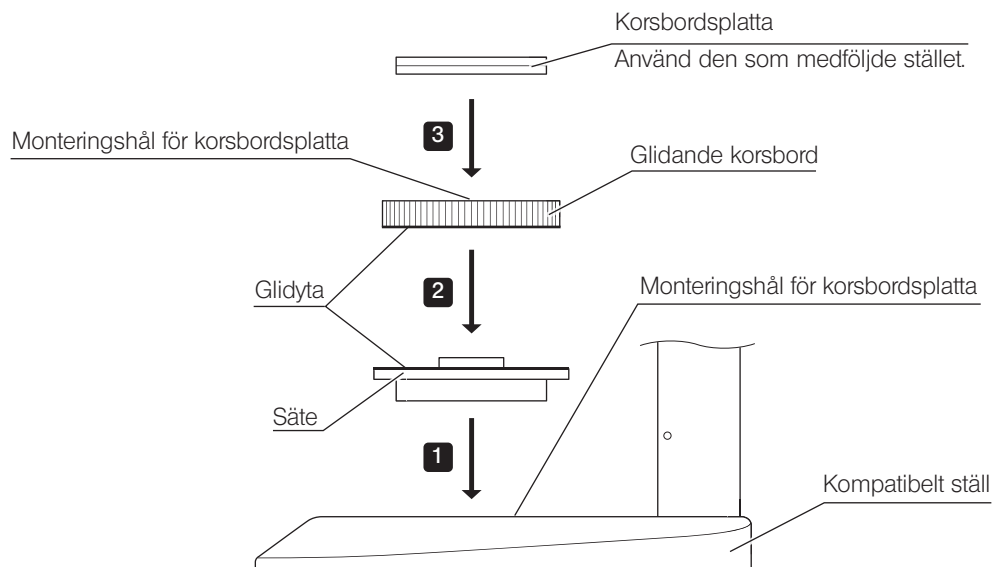

TIPS Rengör glidytan regelbundet.


3 Användning

Håll det glidande korsbordet i kanten och flytta det horisontellt.

9-7 Skålkorsbord SZH-SC

1 Extern översikt och terminologi


OBS SZH-SC kan endast användas med reflekterad belysning. Det kan inte användas med genomfallande belysning.

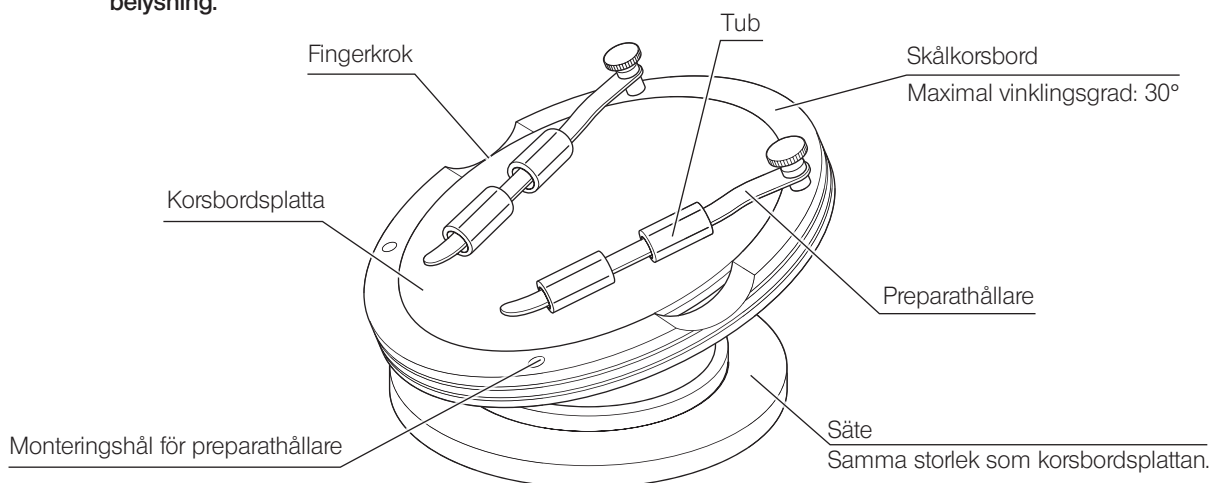

2 Installation

OBS Innan montering ska du ta bort smuts och damm från monteringsytorna och handtaget utan att skada delarna.


TIPS STAD-fäste för ILLT SZX2-STADM är nödvändigt för att använda SZX2-ILLTQ/ILLTS för genomfallande LED-belysning. Se bruksanvisningen för SZX2-ILLTQ/ILLTS LED för mer information.

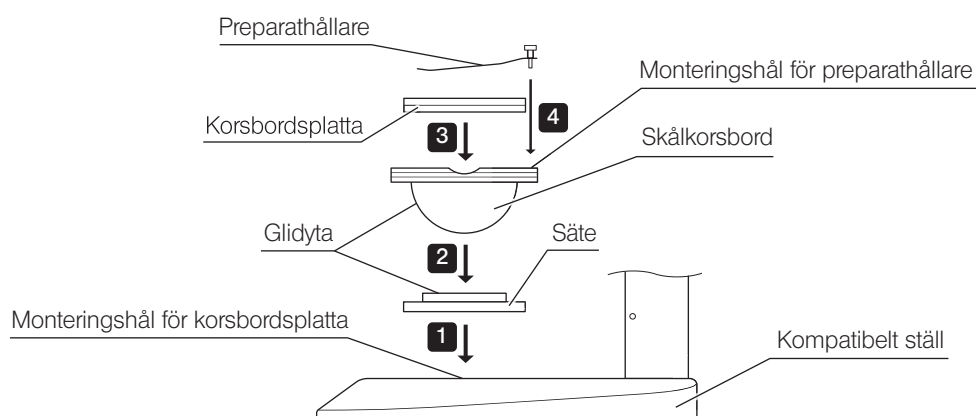

1. Montera in skålkorsbordets säte i monteringshålet som är avsett för en korsbordsplatta på ett kompatibelt ställ.
2. Placera skålsteget på sätet. Torka skålstegets och sätets glidyta med en ren trasa innan du placerar dem.
3. Montera korsbordsplattan.
4. Montera preparathållaren.

TIPS Rengör glidytan regelbundet.


3 Användning

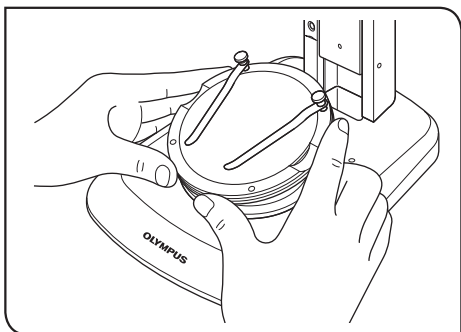

1. Placera ett preparat på korsbordsplattan, håll i skålkorsbordets kant och vinkla skålkorsbordet långsamt.

TIPS

Om preparatet glider på korsbordsplattan kan du hålla i preparatet med den medföljande preparathållaren.

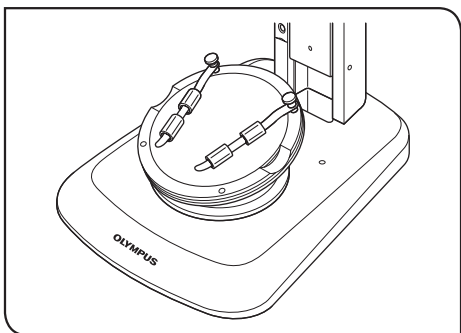

TIPS

För att sätta fast en behållare, som en petriskål, för in den medföljande tuben i preparathållaren för att fästa behållaren genom att klämma fast den.

OBS

- Rör inte på skålstegets och sätets glidyta med handen. Om glidytan är förorenad med olja etc. ska den tvättas med ett neutralt rengöringsmedel före användning.
- Om en excentrisk belastning tyngre än 20 gram appliceras på skålkorsbordets kant kan det röra sig spontant.
- När ett högt preparat placeras och skålkorsbordet lutas kan preparatet komma ur fokus. I det här fallet ska du justera fokus igen.

Manufactured by
 **EVIDENT CORPORATION**
6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by
 **EVIDENT EUROPE GmbH**
Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

 **EVIDENT EUROPE GmbH UK Branch**
Part 2nd Floor Part A, Endeavour House, Coopers End Road, Stansted CM24 1AL, U.K.

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.
48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

EVIDENT AUSTRALIA PTY LTD
97 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

Life science solutions	Industrial solutions
Service Center  https://www.olympus-lifescience.com/support/service/	Service Center  https://www.olympus-ims.com/service-and-support/service-centers/
Official website  https://www.olympus-lifescience.com	Official website  https://www.olympus-ims.com