


Procedure di acquisizione

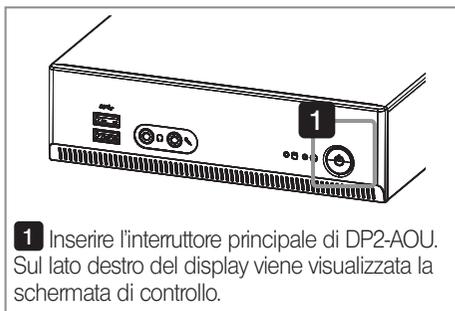

**1** Inserire l'interruttore principale di DP2-AOU. Sul lato destro del display viene visualizzata la schermata di controllo.

**2** Regolare il microscopio.

- Regolare il percorso ottico di acquisizione (fotocamera) usando la relativa manopola di selezione sul microscopio.
- Inserire il filtro LBD nel percorso ottico del microscopio.
- Regolare l'intensità di illuminazione del microscopio.
- Per ottenere la migliore riproduzione cromatica possibile, regolare l'intensità luminosa del microscopio CX quasi al massimo.

(Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del microscopio).



**3** Impostare l'esposizione automatica. Selezionare la scheda [Acquisition], aprire [Camera], quindi selezionare [Auto].



**4** Regolare la luminosità. Premere il pulsante o in [Exposure compensation]. Se il campione è troppo scuro, eseguire "+ compensation". Se il campione è troppo chiaro, eseguire "- compensation".


**5** Controllare l'immagine live. Controllare la messa a fuoco e l'inquadratura (area di acquisizione) del preparato sul display.



**6** Acquisire l'immagine statica. Premere il pulsante [Snapshot].



**7** Controllare i risultati di acquisizione. Selezionare la scheda [Play] per confermare i risultati di acquisizione. (Vedere il lato opposto per i dettagli).

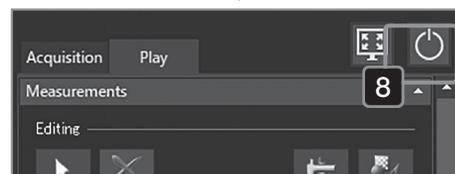

**8** Terminare l'osservazione. Premere il pulsante [Turn Off System]. (Vedere il lato opposto per i dettagli).



**6** Riprendere il filmato. Selezionare la casella di spunta [Movie recording]. Premere il pulsante [Movie] per avviare la ripresa del filmato. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante [Stop Movie] nel riquadro visualizzato nell'immagine live.

Tasti di scelta rapida più utilizzati

Funzione	Tasti di scelta rapida
Avviare o arrestare la vista live.	Tasto [F7]*
Acquisire l'immagine statica.	Tasto [F8]*
Riprendere il filmato.	Tasto [F9]*
Per chiudere il software di controllo della fotocamera e visualizzare il desktop di Windows®.	Tasti [Ctrl]+[Alt]+[Insert]*

\*Per eseguire queste operazioni è necessario collegare la tastiera.



Procedure di riproduzione




**1** Visualizzare la scheda [Play].  
Selezionare la scheda [Play].



**2** Visualizzare l'anteprima.  
Premere il pulsante [Gallery] in [View] per visualizzare il pulsante in blu.

**3** Selezionare il file.  
Selezionare l'anteprima dell'immagine che si desidera visualizzare da [Gallery] nella parte bassa del display.

- Icone visualizzate nell'anteprima
  - : Immagine protetta
  - : Filmato
  - : File JPEG

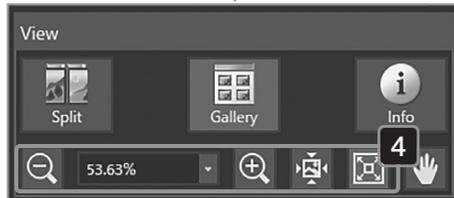

**4** Ingrandire o ridurre l'immagine.  
Premere il pulsante [Zoom Out], [Zoom In], [Actual Pixels] o [Fit to Window] per modificare lo zoom.



**5** Eliminare il file.  
Selezionare l'anteprima in [Gallery] nella parte bassa del display, quindi premere il pulsante [Delete].

Impostazioni predefinite principali

- Risoluzione immagine: 3088 x 2076 (DP23-CU)  
4104 x 2174 (DP28-CU)
- Compensazione esposizione: ±0
- Bilanciamento del bianco: automatico
- Regione di misurazione: intera immagine
- Modalità di esposizione: automatica
- Nitidezza: 5
- Stile immagine: colore di alta qualità  
(Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni di DP23-AOU o DP28-AOU).

Ingrandimento della vista immagine


Pulsante	Funzione
	L'immagine riprodotta viene visualizzata a schermo intero.
	L'immagine visualizzata a schermo intero torna alla vista originale.

Chiusura del sistema  
Il sistema si arresta e l'interruttore principale di DP2-AOU non è inserito.



Riproduzione di filmati  
Utilizzare i seguenti pulsanti per riprodurre i file dei video (AVI).

Tasto	Funzione
	Il video è impostato in modalità "dall'inizio".
	Il video è riavvolto di un secondo.
	Il video è riavvolto o messo in pausa.
	Il video è fatto avanzare di un secondo.
	L'inquadratura attualmente visualizzata è estratta come immagine.

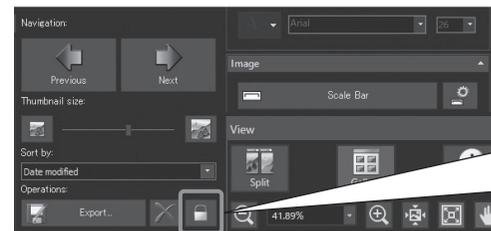

Protezione (divieto di cancellare)  
Quando si seleziona un'immagine arbitraria e si preme questo pulsante, è possibile proteggere (impedire di cancellare) l'immagine selezionata. Per disabilitare la protezione basta premere nuovamente questo pulsante.

NOTA

**Impossibile cancellare l'immagine protetta (🔒). (Disabilitare la protezione prima di eliminare l'immagine).**

Tasti di scelta rapida più utilizzati

Funzione	Tasti di scelta rapida
Riproduce l'immagine precedente.	Tasti [Alt]+[←]*
Riproduce l'immagine successiva.	Tasti [Alt]+[→]*
Elimina l'immagine selezionata.	Tasti [Alt]+[Delete]*
Aggiorna [Gallery].	Tasto [F5]*

\*Per eseguire queste operazioni è necessario collegare la tastiera.