


撮影手順

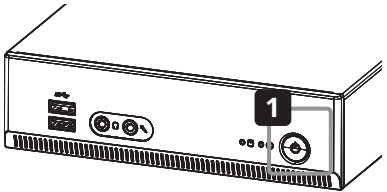

**1** DP2-AOUのメインスイッチをONにします。  
ディスプレイ右側にコントロールウィンドウが表示されます。


**2** 顕微鏡の調節

- ・ 顕微鏡の光路切り替えつまみを撮影(カメラ)光路に切り替えます。
- ・ 顕微鏡光路に、LBDフィルターを入れます。
- ・ 顕微鏡の光量を調節します。
- ・ カメラの色再現性を最大限に発揮するために、CX顕微鏡は光量を最大付近で使用してください。

(詳細は、顕微鏡の取扱説明書を参照)



**3** 自動露出に設定  
[取り込み]タブを選択し、[カメラ]を開いて、[オート]を選択します。




**4** 明るさの調整  
[露出補正]の+ または - ボタンを押します。  
暗い標本のときは+補正します。  
明るい標本のときは-補正します。


**5** ライブ画像の確認  
ディスプレイで標本のピントとフレーミング(撮影範囲)を確認します。




**6** 静止画の撮影  
[スナップショット]ボタンを押します。

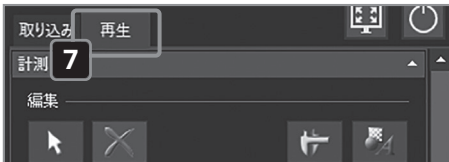

**7** 撮影結果の確認  
[再生]タブを選択して撮影結果を確認します。(解説は裏面参照)



**8** 観察の終了  
[システムの終了]ボタンを押します。(詳細は裏面参照)




**6** 動画の録画  
[ムービーの録画]にチェックを付けます。  
[ムービー]ボタンを押すと、録画が開始されます。  
録画を停止する場合は、ライブ画像上に表示されたダイアログボックスの[ムービーの停止]ボタンを押します。

よく使うショートカットキーについて

機能	ショートカットキー
ライブ表示の開始/停止	[F7]キー*
静止画の撮影	[F8]キー*
動画の撮影	[F9]キー*
カメラ制御ソフトウェアの終了 & Windows®デスクトップの表示	[Ctrl]+[Alt]+[Insert]キー*

\*これらの操作にはキーボードの接続が必要です。

再生手順

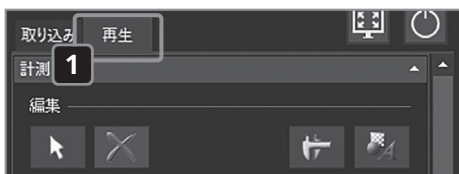


**1** [再生]タブ表示  
[再生]タブを選択します。



**2** サムネイル表示  
[ビュー]の[ギャラリー]ボタンを押して、ボタンを青色の状態にします。

**3** ファイルの選択  
ディスプレイ下部の[ギャラリー]で、表示させたい画像のサムネイルを選択します。

- サムネイル上に表示されるアイコン
- : プロテクトされた画像ファイル
- : 動画ファイル
- : JPEGファイル

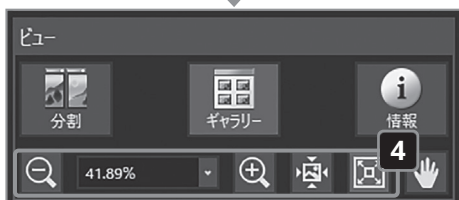

**4** ズーム表示  
[ズームアウト]、[ズームイン]、[実際のピクセル]、[ウィンドウに合わせる]のボタンを押して、ズームを変更します。



**5** ファイルの削除  
ディスプレイ下部の[ギャラリー]でサムネイルを選択して、[削除]ボタンを押します。

主な出荷時設定

- 静止画像解像度：3088×2076 (DP23-CU)  
4104×2174 (DP28-CU)
- 露出補正：±0
- ホワイトバランス：オート
- 測光領域：画像全体
- 露出モード：オート
- シャープネス：5
- 画像スタイル：高品質カラー  
(詳細は、DP23-AOU/DP28-AOUの取扱説明書を参照)

画像の最大化表示について


ボタン	機能
	再生されている画像が全画面に表示される。
画面の最大化の終了	全画面に表示された画像を元の表示に戻す。

システムの終了について  
システムが終了し、DP2-AOUのメインスイッチがOFFになります。

動画の再生について  
動画ファイル(AVI)を再生する場合、これらのボタンで操作します。



ボタン	機能
	頭出しする。
	再生を1秒戻す。
	再生/一時停止する。
	再生を1秒進める。
	表示中のフレームを画像として抽出する。

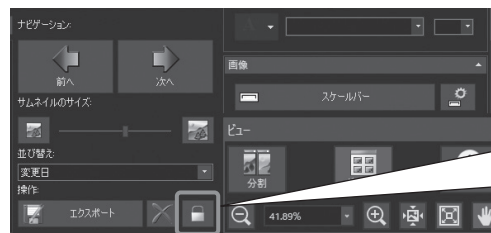

プロテクト(削除禁止)について  
任意の画像を選択し、このボタンを押すと、選択した画像にプロテクト(削除禁止)をかけることができます。再びこのボタンを押すと、プロテクトを解除することができます。

注記

プロテクトのかかっている画像()は、削除できません。(プロテクトを解除してから削除してください。)

よく使うショートカットキーについて

機能	ショートカットキー
前の画像の再生	[Alt]+[←]キー*
次の画像の再生	[Alt]+[→]キー*
選択した画像の削除	[Alt]+[Delete]キー*
[ギャラリー]のリフレッシュ	[F5]キー*

\*これらの操作にはキーボードの接続が必要です。