



撮影手順

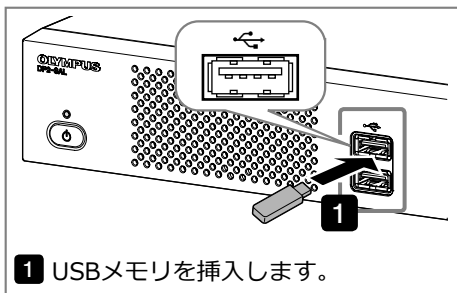

1 USBメモリを挿入します。



2 コントロールボックスD2-CBのメインスイッチをONにします。ディスプレイ右上にコントロールウィンドウが表示されます。(ディスプレイに何も表示されない場合は、裏面を参照)

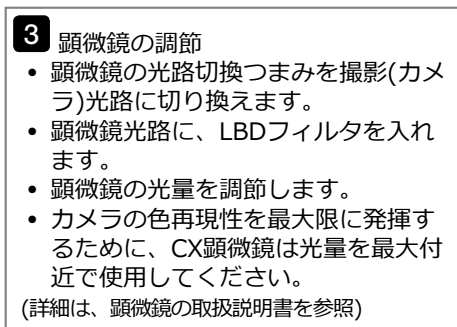


3 顕微鏡の調節


- 顕微鏡の光路切替つまみを撮影(カメラ)光路に切り換えます。
- 顕微鏡光路に、LBDフィルタを入れます。
- 顕微鏡の光量を調節します。
- カメラの色再現性を最大限に発揮するために、CX顕微鏡は光量を最大付近で使用してください。(詳細は、顕微鏡の取扱説明書を参照)



4 AE(自動露出)に設定
[Controller]タブを選択し、[AE]ボタンを押して、ボタンが青色の状態にします。

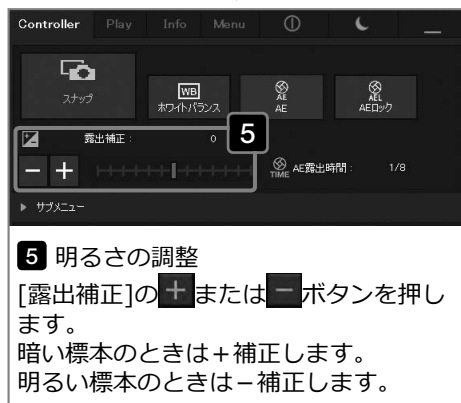

5 明るさの調整
[露出補正]の+または-ボタンを押します。暗い標本のときは+補正します。明るい標本のときは-補正します。

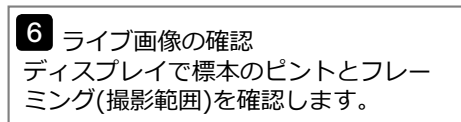

6 ライブ画像の確認
ディスプレイで標本のピントとフレーミング(撮影範囲)を確認します。




7 静止画の撮影
[スナップ]ボタンを押します。



8 撮影結果の確認
[Play]タブを選択して撮影結果を確認します。(解説は裏面参照)



9 観察の終了
[シャットダウン]ボタンを押します。(詳細は裏面参照)

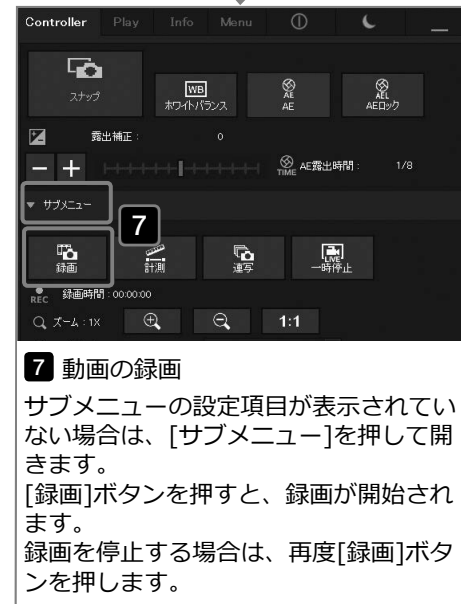

7 動画の録画
サブメニューの設定項目が表示されていない場合は、[サブメニュー]を押して開きます。
[録画]ボタンを押すと、録画が開始されます。
録画を停止する場合は、再度[録画]ボタンを押します。

よく使うショートカットキーについて

機能	ショートカットキー
静止画の撮影	ライブ画像上でのダブルクリック(ダブルタップ) [F8]キー*
動画の撮影	[Shift]+[F8]キー*
カメラ制御ソフトウェアの終了& Windows®デスクトップの表示	[Ctrl]+[Alt]+[End]キー*

*これらの操作にはキーボードの接続が必要です。

DP2-SAL簡易操作マニュアル ～ 再生編 ～

再生手順



1 [Play]タブ表示
[Play]タブを選択します。



2 サムネイル表示
[サムネイル]ボタンを押します。

3 ファイルの選択
ディスプレイ下部のサムネイルから、表示させたいファイルを選択します。

- サムネイル上に表示されるアイコン
 - : プロテクトされた画像
 - : 動画ファイル



4 ズーム表示
[ズームイン]、[ズームアウト]、[ピクセル等倍]でボタンを押して、ズームを変更します。



5 ファイルの消去
ディスプレイ下部のサムネイルを選択して、[消去]ボタンを押します。

主な出荷時設定

- 静止画解像度：1920 x 1440 (DP22)
2448 x 1920 (DP27)
- 露出補正：±0
- ホワイトバランス：Auto
- AE領域：Spot 30%
- AEモード：Auto
- シャープネス：Normal
- ISO感度：200 (DP22)、100 (DP27)
- 色設定：高色再現
(詳細は、DP2-SALの取扱説明書を参照)

シャットダウンとスリープについて

ボタン	機能
	システムがシャットダウンし、コントロールボックスD2-CBのメインスイッチがOFFになる。
	DP2-SALがスリープ(動作停止)状態になる。スリープ状態のときに、マウスをクリックするか、タッチパネルディスプレイにタッチすると、DP2-SALはすぐに動作を再開する。

コントロールウィンドウの非表示/再表示について

ボタン	機能
	コントロールウィンドウを非表示にする。
	コントロールウィンドウを再表示する。(ディスプレイ右上)

プロテクト(消去禁止)について

任意の画像を選択し、このボタンを押すと、選択した画像にプロテクト(消去禁止)をかけることができます。再びこのボタンを押すと、プロテクトを解除することができます。

注意

プロテクトのかかっている画像()は、消去できません。(プロテクトを解除してから消去してください。)

動画の再生について
動画ファイル()を再生する場合、これらのボタンで操作します。

ボタン	機能
	頭出しする。
	表示中のフレームを1コマ戻す。
	再生/一時停止する。
	表示中のフレームを1コマ進める。
	表示中のフレームを画像として抽出する。

ディスプレイに何も表示されない場合

コントロールボックスD2-CBにキーボードを接続し、[Alt] + [M]キーを押しながら、コントロールボックスD2-CBのメインスイッチを押してください。解像度 XGA(1024 x 768)でライブ表示が開始されますので、お試しください。