
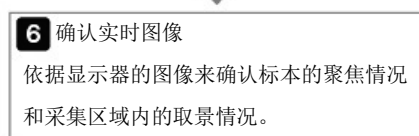
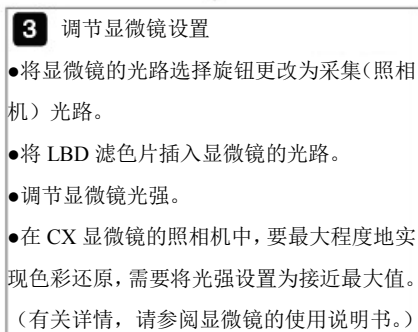
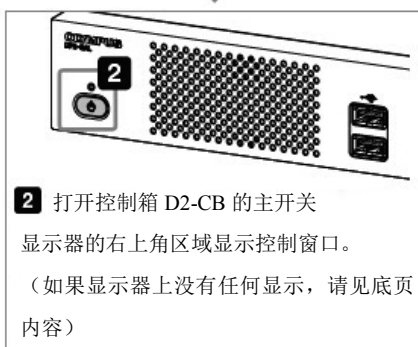


# DP2-SAL 快速操作手册-采集-

## 采集步骤

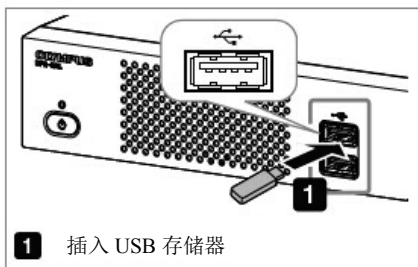

## 常用快捷键

功能	快捷键
采集静止图像	双击静止图像 [F8]键*
采集影像	[Shift]+[F8]键*
退出照相机控制软件, 显示 Windows® 桌面	[Ctrl]+[Alt]+[End] 键 *

\*键盘必须连接这些操作。




播放步骤



**1 显示[Play]选项卡**  
选择[Play]选项卡。



**2 显示缩略图**  
按下[Thumbnail]按钮。

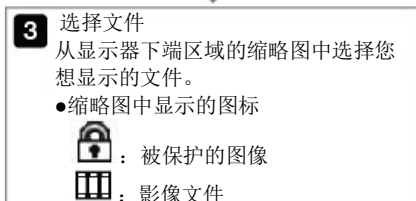

**3 选择文件**  
从显示器下端区域的缩略图中选择您想显示的文件。  
●缩略图中显示的图标  
🔒 : 被保护的图像  
🖼️ : 影像文件



**4 显示变焦**  
通过按下[Zoom in], [Zoom out]或[Actual size]按钮变焦。



**5 删除文件**  
在显示器下端区域选择缩略图，并按下[Erase]按钮。

主要的出厂默认设置

- 静止图像分辨率：1920×1440 (DP22)  
2448×1920 (DP27)
- 曝光补偿：±0
- 白平衡：自动
- AE 区域：斑点 30%
- AE 模式：自动
- 锐度：标准
- ISO 灵敏度：200 (DP22), 100 (DP27)
- 图像色彩：高保真度  
(有关详情，请参阅 DP2-SAL 的使用说明书。)

关机和睡眠

按钮	功能
⏻	关闭系统，也关闭控制箱 D2-CB 的主开关。
🌙	DP2-SAL 处于睡眠状态（操作中）。在睡眠状态时，如果点击鼠标或触碰触摸面板显示器，DP2-SAL 会立即恢复操作。

显示/隐藏控制窗口

按钮	功能
—	隐藏控制窗口。
📐	再次显示控制窗口。(显示器的右上角区域)

保护（禁止删除）

选择任何图像之后，按下该按钮，启用保护（禁止删除）所选图像的功能。再次按下该按钮则取消保护。

**注意**

无法删除被保护的图像 (🔒)。(请在取消保护功能之后，再删除图像。)

播放影像

要播放影像文件 (🖼️)，请使用下面这些按钮。

按钮	功能
⏮️	回到顶部
⏪️	返回前一帧
▶️	播放/停止
⏩️	到下一帧
🖼️	将当前帧提取为图像

当显示器上没有任何显示时

将键盘连接到控制箱，一边按下[Alt] + [M]键，一边按下控制箱D2-CB的主开关。这样就可以将DP2-SAL与XGA(1024×768)配套使用。请尝试该操作。

销售商名称-地址

奥林巴斯（中国）有限公司

总部：

北京市朝阳区新源南路 1-3 号 商业写字楼 A 座 801  
电话：010-5819-9000

上海分公司：

上海市徐汇区淮海中路 1010 号 嘉华中心 10 楼  
电话：021-5158-2084