


Cet accessoire est un module intermédiaire de type "tube photo" utilisant le concept optique UIS/UIS2 (Universal Infinity System). Intercalé entre la tête d'observation binoculaire et le statif microscope, il permet la photomicrographie et la reprise vidéo.

## 1 Aspect

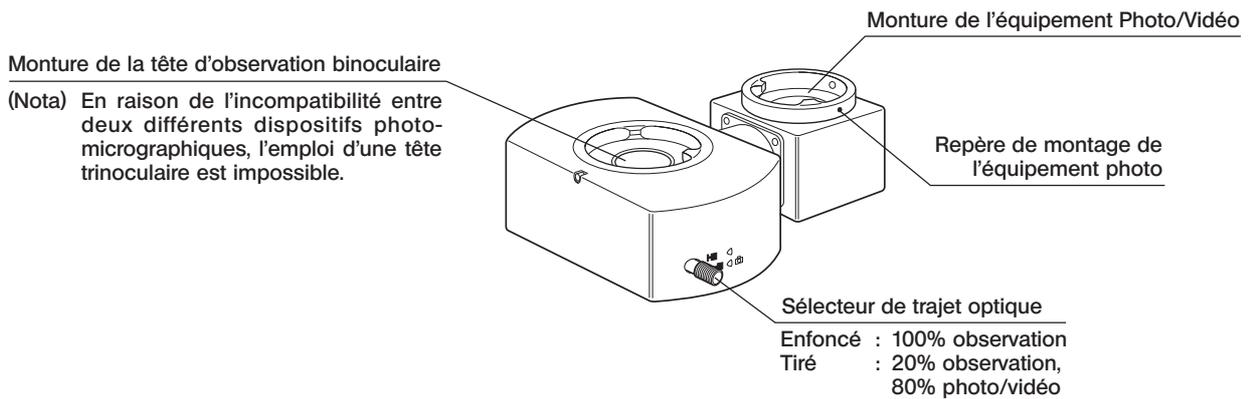

## 2 Installation

Le montage du module sur le statif microscope s'effectue selon la même procédure que pour la tête binoculaire. Selon la configuration du montage, l'équipement photo/vidéo peut être installé comme désiré vers l'arrière, côté gauche ou côté droit du microscope.

### Microscopes compatibles

BX40, BX41, BX43, BX50, BX51, BX52, BX53, BX60, BX61, BX62, CX41, MX51

### ATTENTION

- En combinaison avec le BX40CY ou le BX60, les zones périphériques du champ d'observation risquent d'être assombries selon l'objectif combiné utilisé.
- L'U-TRU ne peut pas être utilisé avec l'illuminateur à lumière réfléchie.


### Têtes d'observation et modules intermédiaires compatibles

: Compatibles pour observation à grand champ (Indice 22 maximum)


- U-BI30/BI30-2: Emploi possible d'un autre module intermédiaire. Néanmoins, la périphérie du champ peut être obscurcie, selon l'objectif utilisé.
- U-TBI3: Ne permet l'emploi d'aucun autre module intermédiaire.



## Équipement photomicrographique et appareil photo numérique

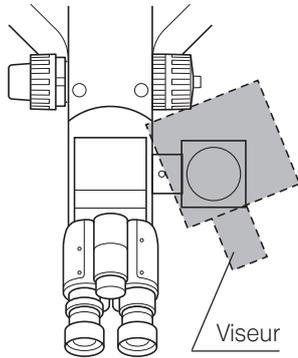

Quand le boîtier photo est installé viseur vers l'avant du microscope, le binoculaire peut gêner les opérations. Pour l'éviter, orienter le viseur vers l'extérieur, comme indiqué sur le schéma.

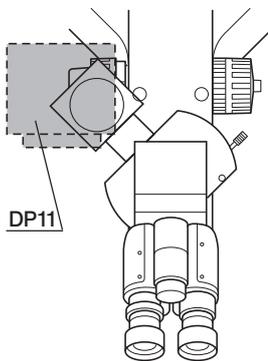

L'appareil photo numérique DP11 ne peut être installé que sur le côté gauche du microscope.

Si l'adaptateur vidéo utilisé est de faible épaisseur, il faut le monter à l'arrière gauche, comme indiqué sur le schéma ; faute de quoi les câbles risquent d'interférer.

### 3 Précautions d'emploi

- Toujours effectuer le cadrage et/ou la mise au point des photomicrographies dans le viseur du boîtier photographique.
- Les objets très contrastés ou très réfléchissants peuvent provoquer l'apparition d'images fantômes.