


2×変倍装置  
U-ECA

取扱説明書

この装置は、UIS光学系用で、1×と2×に変倍が可能で、写真撮影時のフレーミング等に有効です。

1 外 観

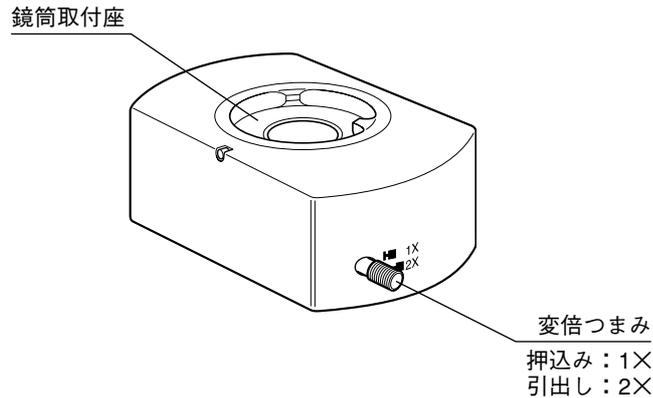

2 取付け方

鏡筒取付けと同様の方法で取付けます。

取付方向は、変倍つまみが正面方向と左右方向いずれか使い勝手の良い方を選んでください。

組合わせ顕微鏡

- ・ BXシリーズただし、BX40CY, BX60と組合わせたときは、他の中間鏡筒は組合わせできません。
- ・ BX2シリーズただし、BX45は使用できません。

組合わせ鏡筒・中間鏡筒：視野数22まで(超広視野不可)

- ・ U-BI30/BI30-2, U-TR30/TR30-2……………他に中間鏡筒を1段組合わせ可
- ・ U-TBI-2/TBI3……………他の中間鏡筒の組合わせ不可

3 使用上のご注意

- ・ ピント合わせは、変倍ごとに調整してください。
- ・ 反射率の高い標本、コントラストの強い標本では、ゴーストが発生する可能性があります。