


Questo accessorio è compatibile con i sistemi ottici UIS/UIS2 (Universal Infinity System). Per aumentare l'altezza di osservazione, uno o due di questi dispositivi possono venire montati fra lo stativo del microscopio ed il tubo di osservazione. L'altezza di osservazione aumenta di 30 mm installando un solo dispositivo e di 60 mm installandone due.

1 Vista d'Assieme

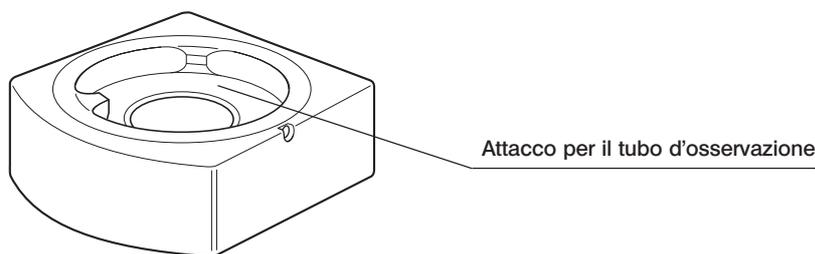

2 Montaggio

Applicare il (i) dispositivo (i) sullo stativo del microscopio con lo stesso metodo utilizzato per il tubo d'osservazione.

Compatibilità con i Microscopi

Tutti i microscopi con sistema ottico UIS (fa eccezione l'AX80)

Numero di Dispositivi Utilizzabili

- Con BX40, BX50, BX50WI o CX40, senza altri dispositivi intermedi: fino a 2.
- Con BX40, BX50, BX50WI o CX40, con un altro dispositivo intermedio: fino a 1.
- Con AX70 o BX46/60/60M/63: fino a 1.
- Con BX41/43/45/51/52/53/61/62, senza altri dispositivi intermedi o senza illuminatore per luce riflessa: fino a 2.
- Con BX41/43/45/51/52/53/61/62, con un altro dispositivo intermedio o con un illuminatore verticale: fino a 1.
- Con IX70 o IX50, con un altro dispositivo intermedio: fino a 2.
- Con IX70 o IX50, con un altro dispositivo intermedio: fino a 1. Tuttavia non sono possibili abbinamenti con l'IX-ATU (corrispondente a due accessori).

3 Avvertimenti per l'Uso

La zona periferica del campo visivo è buia utilizzando il variatore di altezza di osservazione con i tubi di osservazione U-TBI, U-TTR, U-ETR3, U-TBI3 o U-ETBI inclinabile.

