


この装置は、UIS/UIS2光学系用で、鏡筒と鏡体の間に挿入することで、アイポイント位置を高くすることができます。1段で30mm、2段で60mm高くなります。

## 1 外 観

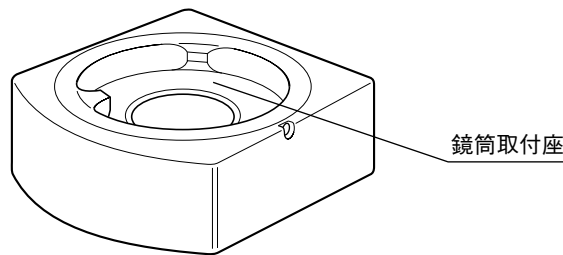

## 2 取付け方

鏡筒取付けと、同様方法で取付けます。

### 組合わせ顕微鏡

UIS光学系を採用した顕微鏡 (AX80除く)

### 組合わせ可能な中間鏡筒段数

- ・ BX40/50/50WIおよびCX40/41で他の中間鏡筒が付いていない場合、2段まで。
- ・ BX40/50/50WIおよびCX40/41で他の中間鏡筒が付いている場合、1段まで。
- ・ AX70およびBX60/60M/63と組み合わせる場合、1段まで。
- ・ BX41/43/45/51/52/53/61/62で他の中間鏡筒および落射投光管タイプアームが付いていない場合、2段まで。
- ・ BX41/43/45/51/52/53/61/62で他の中間鏡筒および落射投光管タイプアームが付いている場合、1段まで。
- ・ IX70/50およびIX81/71で他の中間鏡筒が付いていない場合、2段まで。
- ・ IX70/50およびIX81/71で他の中間鏡筒が付いている場合、1段まで。ただし、IX-ATU(2段分相当)との組合わせは不可。

## 3 使用上のご注意

ティルティング鏡筒U-TBI, U-TTR, U-ETR3, U-TBI3, U-ETBIと組合わせた場合は、視野周辺が暗くなります。