

Montage des Zoom-Kopfes DSX10-UZH/DSX10-SZH



Zum Montieren des Zoom-Kopfes am System unter Bezugnahme auf die nachstehend dargestellten Abmessungen die Flanschöffnung ($\varnothing 20$), die M6-Gewindebohrungen (3 Positionen) und den Anschlagstift für das Stativ vorbereiten, an dem der Zoom-Kopf DSX10-UZH/DSX10-SZH angebracht werden soll.

Darauf achten, dass zwischen Zoom-Kopf und Stativ keine Lücke bleibt. Andernfalls kann Schmutz, Staub oder Wasser eindringen und das Produkt beschädigen.

Die Abdeckung an der Rückseite des Zoom-Kopfes dient der Verhinderung statischer Aufladung. Die Abdeckung nicht entfernen. Darauf achten, die Platte nicht zu berühren. Beim Montieren am Stativ den Zoom-Kopf nicht um 90° oder stärker neigen.

Sicherstellen, dass das Produkt in Kombination mit dem Zoom-Kopf den Bestimmungen des Standortes (Land) entspricht, an dem es verwendet wird.

(Einheit: mm)
Die Toleranz ist ein Empfehlungswert.

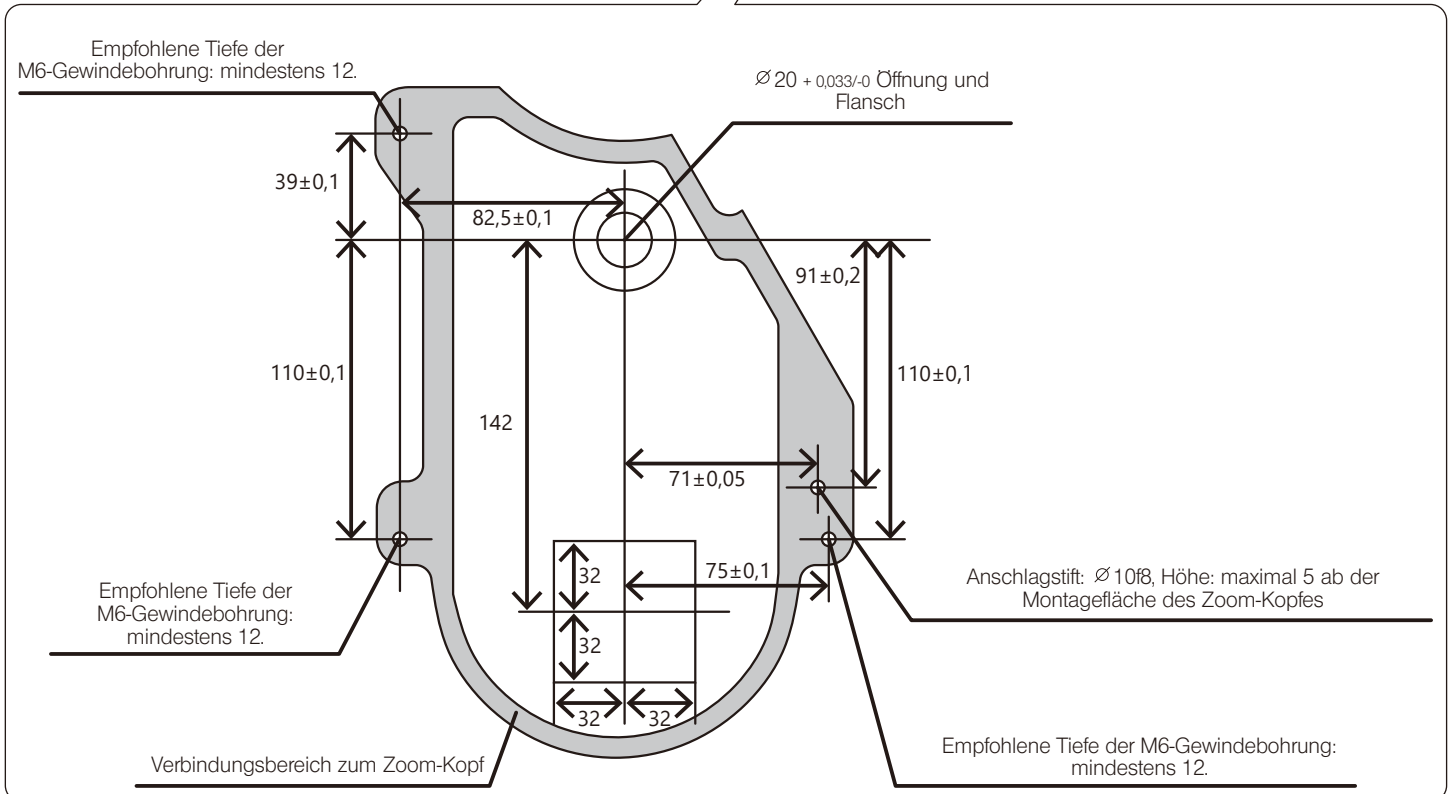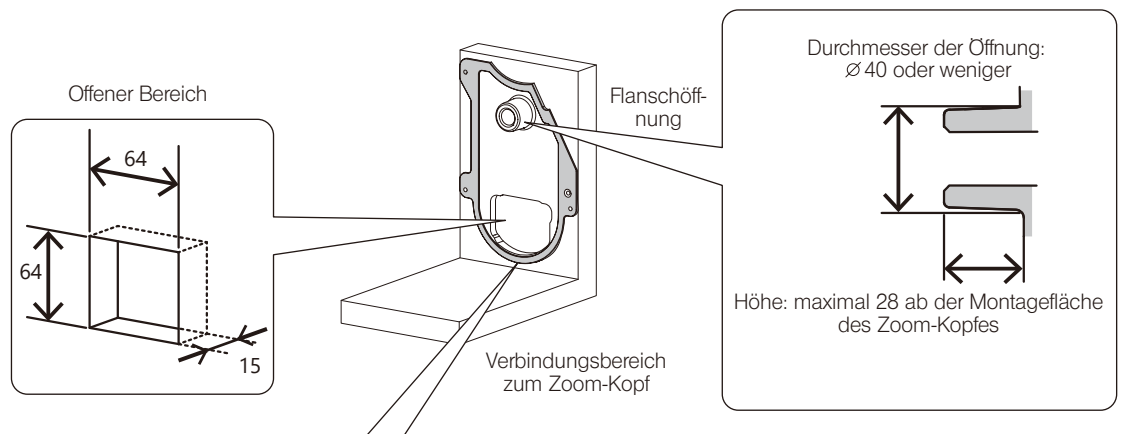

EVIDENT CORPORATION