

## Przyłączanie głowicy do zoomu DSX10-UZH / DSX10-SZH

W przypadku przyłączania głowicy do zoomu do systemu należy przygotować wypukły otwór ( $\varnothing 20$ ), śruby M6 (3 pozycje) oraz kołek montażowy do stojaka, do którego będzie przyłączana głowica do zoomu DSX10-UZH / DSX10-SZH, zgodnie z przedstawionymi poniżej wymiarami.


Upewnić się, że między głowicą do zoomu a podstawą nie ma wolnej przestrzeni. W przeciwnym razie między elementy może dostać się kurz/zanieczyszczenia lub woda i spowodować uszkodzenie produktu.

W celu ochrony przed elektrycznością statyczną na tylnej części głowicy do zoomu znajduje się osłona. Nie należy zdejmować tej osłony.


Należy uważać, aby nie dotknąć płyty. Głowicy do zoomu nie należy przyłączać do stojaka nachylnego pod kątem  $90^\circ$  lub większym.

Należy upewnić się, że produkt z przyłączoną głowicą do zoomu spełnia wymogi obowiązujące w lokalizacji (w kraju), w której używany jest produkt.

(Jednostka: mm)  
Tolerancja wymiaru to wartość zalecana.

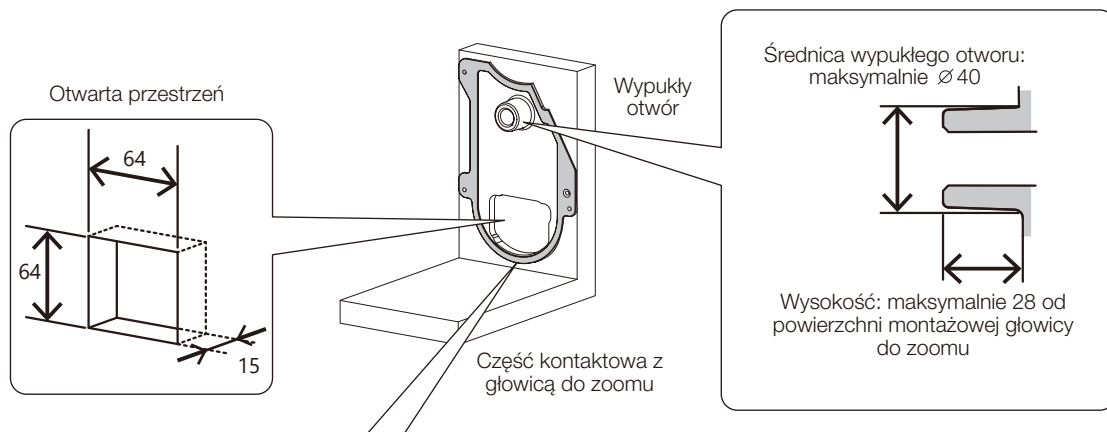

Głębokość śruby M6: zalecana — co najmniej 12.

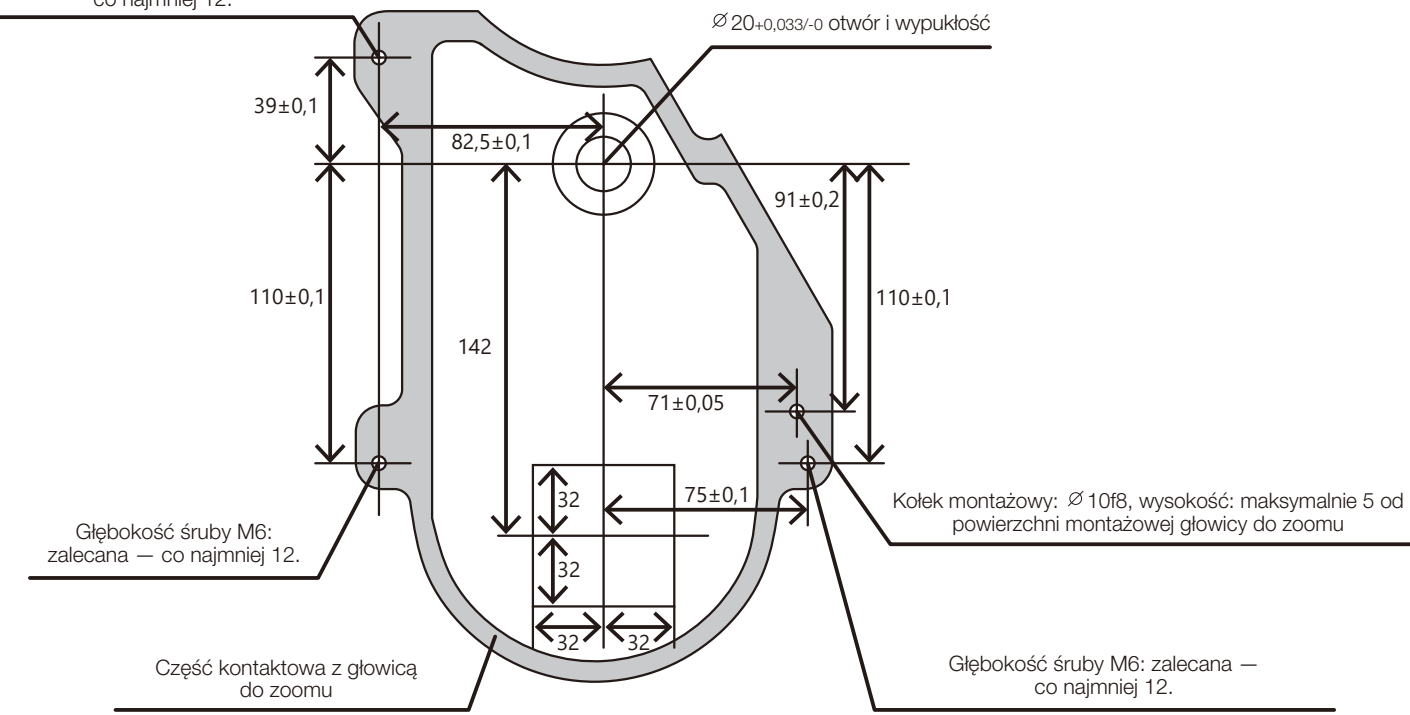

**EVIDENT CORPORATION**