

Postup aktivace softwaru pro měření s detekcí hran (měření posuvným měřítkem)

V tomto návodu je popsán způsob práce se softwarem pro měření s detekcí hran (měření posuvným měřítkem).

POZNÁMKA

Přihlaste se k systému Windows pomocí účtu s oprávněním správce.


POZNÁMKA

Před aktivací softwaru pro měření s detekcí hran ukončete všechny spuštěné aplikace. Ukončete také aplikace spuštěné na pozadí, jako je například antivirový software.


POZNÁMKA

Před aktivací softwaru pro měření s detekcí hran připojte k portu USB počítače jednotku USB s licenčním klíčem k základnímu softwaru DSX10-BSW a za žádných okolností ji neodpojujte, dokud nedokončíte celý postup.

1. Vložte médium „DSX10-ASW-EDM“ do diskové mechaniky počítače.
2. V aplikaci Průzkumník Windows klikněte na soubor „DSX10-ASW-EDM.exe“ nebo „DSX10-ASW-EDM“.

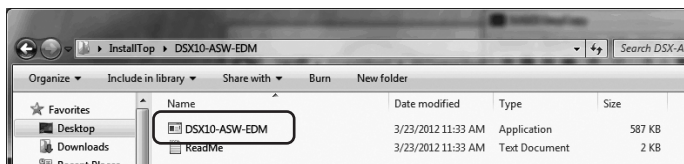

3. Zobrazí se následující hlášení:
„Caliper measurement is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]“
Aktivaci provedete stisknutím klávesy „y“ a poté klávesy ENTER.

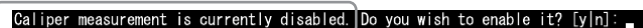


POZNÁMKA

Jakmile se zobrazí hlášení „Caliper measurement is currently enabled.“, znamená to, že měření s detekcí hran bylo aktivováno. Tlačítkem <Close> nacházejícím se v pravém horním rohu okna s příkazovým řádkem zavřete příkazový řádek. Není nutné provádět žádnou další akci.

4. Pokud bylo měření s detekcí hran úspěšně aktivováno, zobrazí se následující hlášení:
„Caliper measurement has been enabled“
„Press ENTER to exit:“



5. Spustíte základní software DSX10-BSW.
6. Klikněte na tlačítko [Measurement] **A** v horní nabídce a poté klikněte na tlačítko [Measurement] **B**.

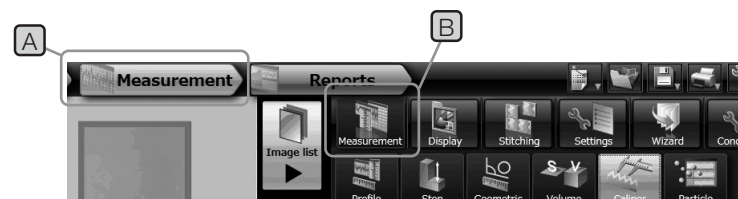

7. Zkontrolujte, zda byla aktivována funkce „Caliper measurement“.



Postup je nyní dokončen.

Poznámka:

Software pro měření s detekcí hran lze používat po dobu 90 dní (včetně dne aktivace), i když byla jednotka USB s licenčním klíčem odebrána z počítače.

Jakmile uplyne doba platnosti softwaru pro měření s detekcí hran bez licenčního klíče USB, připojte jednotku USB s licenčním klíčem k portu USB počítače a znovu spusťte základní software DSX10-BSW.

- Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation vedená ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Další názvy společností a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.



EVIDENT CORPORATION

702594 Printed in Germany 10/22 Version 2.0