

Aktivieren der Partikelanalyse-Software


In dieser Bedienungsanleitung wird die Aktivierung der Partikelanalyse-Software beschrieben.

HINWEIS Bei Windows mit Administratorrechten anmelden.

HINWEIS Vor dem Aktivieren der Partikelanalyse-Software alle laufenden Anwendungen beenden.
Außerdem alle residenten Anwendungen wie z. B. Anti-Viren-Software beenden.

HINWEIS Den USB-Lizenzschlüssel für die Basissoftware DSX10-BSW am USB-Anschluss des PCs anschließen, bevor die Partikelanalyse-Software aktiviert wird, und keinesfalls entfernen, bevor dieser Vorgang abgeschlossen ist.

1. Den „DSX10-ASW-PAM“-Datenträger in das DVD-Laufwerk des PCs einführen.
2. Im Windows Explorer auf dem Datenträger auf „DSX10-ASW-PAM.exe“ oder „DSX10-ASW-PAM“ klicken.

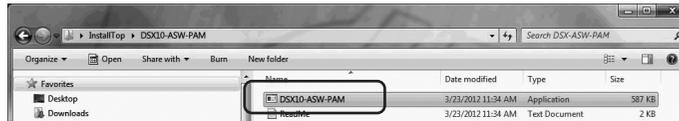

3. Die folgende Meldung wird angezeigt.
„Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]“
Zum Aktivieren dieser Option über die Tastatur „y“ eingeben und die Eingabetaste drücken.


```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```

HINWEIS Wenn die Meldung „Particle analysis is currently enabled.“ angezeigt wird, wurde die Partikelanalyse bereits aktiviert.
Schließen Sie die Eingabeaufforderung mit der Schaltfläche <Close> im rechten oberen Bereich des Eingabeaufforderungsfensters. Weitere Schritte sind nicht erforderlich.

4. War die Aktivierung der Option Partikelanalyse erfolgreich, wird die folgende Meldung angezeigt.
„Particle analysis has been enabled“
„Press ENTER to exit:“

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Particle analysis has been enabled  
Press ENTER to exit:
```

5. Die Basissoftware DSX10-BSW starten.
6. Auf die Schaltfläche [Messung] **A** in der Menüleiste klicken, und dann auf die Schaltfläche [Messung] **B** klicken.

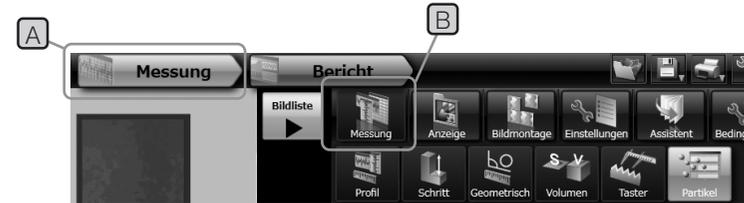

7. Prüfen, ob die Funktion „Partikelanalyse“ aktiviert wurde.



Der Vorgang ist nun abgeschlossen.

Referenz:

Wird der USB-Lizenzschlüssel vom PC entfernt, kann die Partikelanalyse-Software ab dem Tag, an dem sie aktiviert wurde, 90 Tage lang verwendet werden.

Wenn der Zeitraum für die Verwendung der Partikelanalyse-Software ohne den USB-Lizenzschlüssel verstrichen ist, den USB-Lizenzschlüssel am USB-Anschluss des PCs anschließen und die Basissoftware DSX10-BSW neu starten.

- Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Andere Markennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



EVIDENT CORPORATION

702587 Printed in Germany 10/22 Version 2.0