

Comment activer le logiciel d'analyse de particules

Le présent manuel d'instruction explique comment activer le logiciel d'analyse de particules.

REMARQUE

Ouvrir une session Windows avec privilèges d'administrateur.


REMARQUE

**Fermer toutes les applications en cours d'exécution avant de lancer le logiciel d'analyse de particules.
De même, fermer toutes les applications résidentes, par exemple le logiciel antivirus.**

REMARQUE

Brancher la clé de licence USB du logiciel de base DSX10-BSW sur le port USB de l'ordinateur avant d'activer le logiciel d'analyse de particules et n'effectuer aucune extraction avant que cette tâche ne soit terminée.

1. Insérer le support « DSX10-ASW-PAM » dans le lecteur de disque de l'ordinateur.
2. Cliquer sur « DSX10-ASW-PAM.exe » ou « DSX10-ASW-PAM » dans le support avec Windows Explorer.

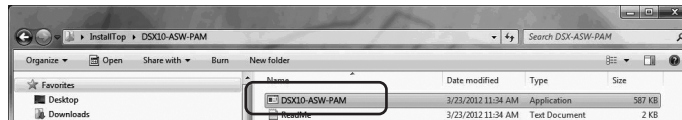

3. Le message suivant s'affiche.
« Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n] »
Pour activer cette option, appuyer sur « y » sur le clavier et appuyer sur la touche ENTRÉE.

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```


REMARQUE

**Lorsque le message « Particle analysis is currently enabled. » s'affiche, l'analyse de particule a déjà été activée.
Fermer l'invite de commande en cliquant sur le bouton «Close» situé en haut à droite de la fenêtre. Aucune autre procédure n'est nécessaire.**

4. Le message suivant s'affiche si l'activation de l'analyse de particules a été réalisée avec succès.
« Particle analysis has been enabled »
« Press ENTER to exit: »

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y  
Particle analysis has been enabled  
Press ENTER to exit:
```

5. Démarrer le logiciel de base DSX10-BSW.
6. Cliquer sur le bouton [Measurement] **A** dans le menu supérieur, puis cliquer sur le bouton [Measurement] **B**.

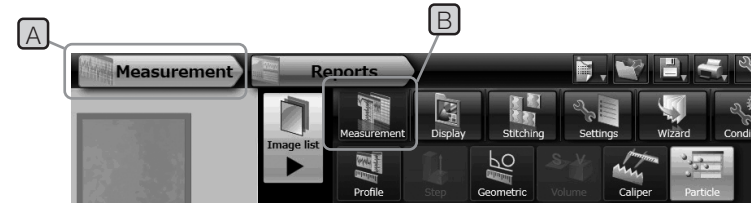

7. Vérifier que la fonction « Particle analysis » a été activée.



La tâche est maintenant en cours de réalisation.

Référence :

Le logiciel d'analyse de particules peut être utilisé pendant 90 jours, y compris à la date d'activation, même si la clé de licence USB est retirée de l'ordinateur.

Si la date d'expiration de l'utilisation du logiciel d'analyse de particules sans la clé de licence USB est passée, brancher la clé de licence USB dans le port USB de l'ordinateur, puis redémarrer le logiciel de base DSX10-BSW.

- Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres raisons sociales et noms de produits sont des marques ou des marques déposées par leur société respective.



EVIDENT CORPORATION

702589 Printed in Germany 10/22 Version 2.0