

A részecskeanalízáló szoftver aktiválása

Ez a használati útmutató a részecskeanalízáló szoftver aktiválását ismerteti.

MEGJEGYZÉS

Lépjen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.

MEGJEGYZÉS


A részecskeanalízáló szoftver aktiválása előtt lépjen ki az összes futó alkalmazásból.

Lépjen ki az állandó alkalmazásokból, például a vírusirtó szoftverből is.

MEGJEGYZÉS

A részecskeanalízáló szoftver aktiválása előtt csatlakoztassa a DSX10-BSW alapszoftver USB licenckulcsát a számítógép USB-csatlakozójához, és a munkafolyamat befejezéséig semmiképp ne távolítsa el onnan.

1. Helyezze be a „DSX10-ASW-PAM” adathordozót a számítógép lemezmeghajtójába.
2. A Windows Explorerben kattintson az adathordozón található „DSX10-ASW-PAM.exe” vagy „DSX10-ASW-PAM” fájlra.

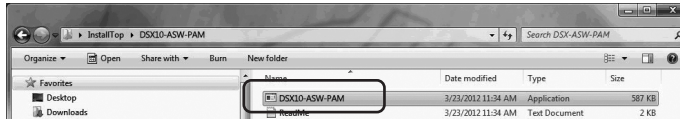

3. Az alábbi üzenet jelenik meg:
„Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]”
Az aktiváláshoz nyomja meg a billentyűzeten az „y” billentyűt, majd az ENTER gombot.

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```


MEGJEGYZÉS

Amikor megjelenik a „Particle analysis is currently enabled.”, akkor megtörtént a részecskeanalízáló aktiválása.
A parancssorképernyő jobb felső sarkában lévő <Close> gombbal zárja be a parancssort. Nincs szükség további teendőkre.

4. Amennyiben a részecskeanalízis opció aktiválása sikeres, a következő üzenet jelenik meg:
„Particle analysis has been enabled”
„Press ENTER to exit.”

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
Particle analysis has been enabled
Press ENTER to exit:
```

5. Indítsa el a DSX10-BSW alapszoftvert.
6. Kattintson a [Measurement] gombra a felső menüsorban **A**, majd kattintson a [Measurement] gombra **B**.

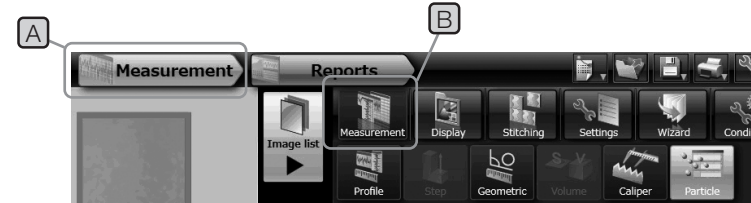

7. Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a „Particle analysis” funkció.



A munkafolyamat ezzel befejeződött.

Hivatkozás:

A részecskeanalízáló szoftver az aktiválás napját is beleszámítva 90 napig használható akkor is, ha az USB licenckulcsot eltávolítják a számítógépből.

A részecskeanalízáló szoftver USB licenckulcs nélküli használatának lejártá után csatlakoztassa az USB licenckulcsot a számítógép USB-csatlakozójához, és indítsa újra a DSX10-BSW alapszoftvert.

- A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A többi vállalatnév és terméknév az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



EVIDENT CORPORATION

702590 Printed in Germany 10/22 Version 2.0