

## 粒子解析アプリケーションソフトウェアの有効化

この取扱説明書は粒子解析アプリケーションソフトウェアを有効化する手順を記載したものです。

**注記** Windows に管理者権限でログオンしてください。

**注記** 粒子解析アプリケーションソフトウェアを有効化する前に実行中の全てのアプリケーションを終了してください。  
アンチウィルスソフトなどの常駐アプリケーションも終了してください。

**注記** 粒子解析アプリケーションソフトウェアを有効化する前に PC の USB ポートに基本アプリケーションソフトウェア DSX10-BSW の USB ライセンスキーを接続し、作業終了まで絶対に抜かないでください。

1. “DSX10-ASW-PAM” メディアを PC のディスクドライブに挿入します。
2. Windows エクスプローラーでメディア内にある “DSX10-ASW-PAM.exe” または “DSX10-ASW-PAM” をクリックします。



3. 表示されたコマンドプロンプトで、メッセージ内容が “Particle analysis is currently disabled.” と表示されていることを確認し、キーボードで “y” を入力し、Enter キーを押します。

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```

**注記** メッセージ内容が “Particle analysis is currently enabled.” と表示された場合は、すでに粒子解析機能が有効になっています。  
コマンドプロンプト画面右上の < 閉じる > ボタンでコマンドプロンプトを終了してください。以降の作業は不要です。

4. 以下のメッセージ内容 (“Particle analysis has been enabled”) が表示されたら、キーボードの Enter キーを押します。コマンドプロンプトが終了されます。

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
Particle analysis has been enabled
Press ENTER to exit: _
```

5. 基本アプリケーションソフトウェア DSX10-BSW を起動します。
6. トップメニューの [ 測定 ] ボタン **A** - [ 測定 ] ボタン **B** をクリックします。



7. 粒子解析機能が有効になっていることを確認します。



以上で作業は終了です。

### 参考：

有効化した日を含む 90 日間は、PC から USB ライセンスキーを取り外しても粒子解析ソフトウェアを使用できます。

USB ライセンスキーなしで粒子解析ソフトウェアを使用できる有効期限が切れた場合は、USB ライセンスキーを PC に接続して、基本アプリケーションソフトウェア DSX10-BSW を再起動してください。

- Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

## 株式会社エビデント