

Инструкция по использованию ПО для анализа частиц

В инструкции по использованию объясняется порядок использования ПО для анализа частиц.

ПРИМЕЧАНИЕ

Войдите в систему Windows под учетной записью администратора.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед запуском ПО для анализа частиц закройте все запущенные приложения. Также необходимо выйти из резидентных программ, таких как антивирусное ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключите лицензионный USB-ключ базового ПО DSX10-BSW к USB-порту ПК перед запуском ПО для анализа частиц и ни в коем случае не извлекайте ключ до завершения работы.

1. Вставьте носитель «DSX10-ASW-PAM» в дисковод ПК.
2. Щелкните «DSX10-ASW-PAM.exe» или «DSX10-ASW-PAM» в открывшемся для носителя окне проводника Windows.

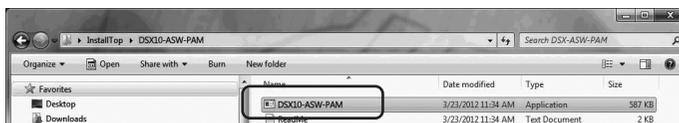

3. Появится следующее сообщение.

«Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]»

Для включения анализа частиц нажмите клавишу «y» на клавиатуре, а затем клавишу ENTER.

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]:
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда отображается сообщение «Particle analysis is currently enabled», это означает, что анализ частиц уже запущен.

Закройте окно сообщения с помощью кнопки <Close> в верхнем правом углу окна.

Дальнейшие действия не требуются.


4. В случае успешного запуска функции анализа частиц появится следующее сообщение.

«Particle analysis has been enabled»

«Press ENTER to exit:»

```
Particle analysis is currently disabled. Do you wish to enable it? [y/n]: y
Particle analysis has been enabled
Press ENTER to exit:
```

5. Запустите базовое ПО DSX10-BSW.
6. Щелкните кнопку [Measurement] **A** в верхней части меню, затем щелкните кнопку [Measurement] **B**.

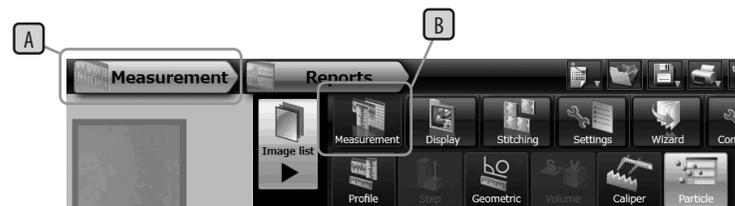

7. Убедитесь, что функция «Particle analysis» запущена.



Теперь работа завершена.

Справка:

После извлечения лицензионного USB-ключа из ПК ПО для анализа частиц можно использовать на протяжении 90 дней, включая дату активации.

Если срок использования ПО для анализа частиц без лицензионного USB-ключа прошел, подключите лицензионный USB-ключ к USB-порту ПК и перезапустите базовое ПО DSX10-BSW.

- Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и других странах.
- Остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.



EVIDENT CORPORATION

702593 Printed in Germany 10/22 Version 2.0