


Aufnahmeverfahren

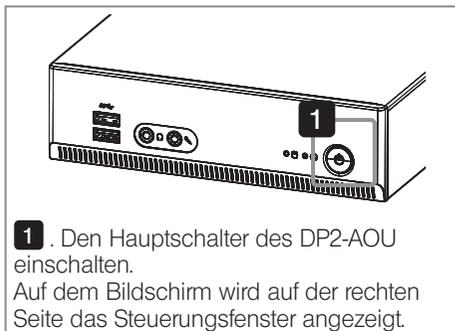

2 Einstellungen am Mikroskop vornehmen.

- Mit dem Strahlengangwahlschieber des Mikroskops den Strahlengang für Aufnahme (Kamera) einstellen.
- Den LBD-Filter in den Strahlengang des Mikroskops einschwenken.
- Die Helligkeit der Mikroskopbeleuchtung regulieren.
- Beim CX-Mikroskop die Helligkeit der Beleuchtung annähernd auf Maximalstufe einstellen, um die beste Farbwiedergabe der Kamera zu erzielen.


(Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des Mikroskops.)



4 Die Helligkeit regulieren. Die Schaltfläche oder unter [Exposure Compensation] drücken. Wenn das Objekt zu dunkel ist, die „Plus-Kompensation“ durchführen. Wenn das Objekt zu hell ist, die „Minus-Kompensation“ durchführen.



5 Das Echtzeit-Bild prüfen. Die Scharfeinstellung und den Bildausschnitt (Erfassungsbereich) des Objekts auf dem Bildschirm prüfen.

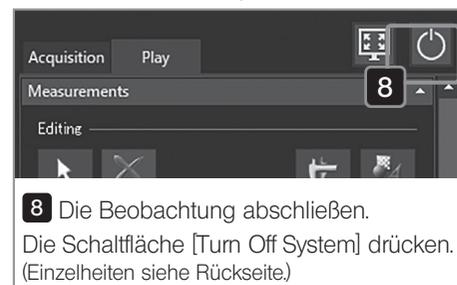

Häufig verwendete Tastenkombinationen

Funktion	Tastenkombinationen
Die Live-Anzeige starten oder stoppen.	Taste [F7]*
Das Standbild aufnehmen.	Taste [F8]*
Das Video aufzeichnen.	Taste [F9]*
Die Steuerungsoftware der Kamera beenden und den Windows® Desktop anzeigen.	Tasten [Ctrl]+[Alt]+[Insert]*

* Für diese Vorgänge muss die Tastatur angeschlossen sein.



Artikelnummer: DE-702715

Wiedergabeverfahren



1 Die Registerkarte [Play] anzeigen.
Die Registerkarte [Play] wählen.




2 Das Vorschaubild anzeigen.
Die Schaltfläche [Gallery] auf der Registerkarte [View] drücken, um die Schaltfläche in blauer Farbe anzuzeigen.

3 Die Datei auswählen.
Die Vorschau des anzuzeigenden Bildes unter [Gallery] im unteren Teil des Bildschirms auswählen.

- In der Vorschau angezeigte Symbole:
 - : Geschützte Bilddatei
 - : Videodatei
 - : JPEG-Datei



4 Das Bild vergrößern oder verkleinern.
Die Schaltfläche [Zoom Out], [Zoom In], [Actual Pixels] oder [Fit to Window] drücken, um den Zoomfaktor zu ändern.

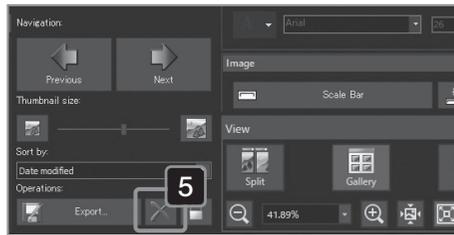

5 Die Datei löschen.
Das Vorschaubild unter [Gallery] im unteren Bereich des Bildschirms auswählen und die Schaltfläche [Delete] drücken.

Wichtigste Werkseinstellungen

- Auflösung des Standbildes: 3088 x 2076 (DP23-CU) 4104 x 2174 (DP28-CU)
- Belichtungskorrektur: ±0
- Weißabgleich: Auto
- Messbereich: Gesamtes Bild
- Belichtungsmodus: Auto
- Schärfe: 5
- Bildqualität: Hohe Farbqualität (Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des DP23-AOU oder DP28-AOU)

Maximieren der Bildanzeige


Schaltfläche	Funktion
	Das wiedergegebene Bild wird in Vollbildansicht angezeigt.
	Das in Vollbildansicht angezeigte Bild wird wieder in der ursprünglichen Größe angezeigt.

Herunterfahren des Systems
Das System fährt herunter und der Hauptschalter des DP2-AOU wird ausgeschaltet.



Wiedergabe des Videos
Für die Wiedergabe von Videodateien folgende Schaltflächen verwenden ():

Schaltfläche	Funktion
	Das Video wird zur angegebenen Position gespult.
	Das Video wird um eine Sekunde zurückgespult.
	Das Video wird wiedergegeben oder angehalten.
	Das Video wird eine Sekunde vorgespult.
	Der angezeigte Bildausschnitt wird als Bild extrahiert.

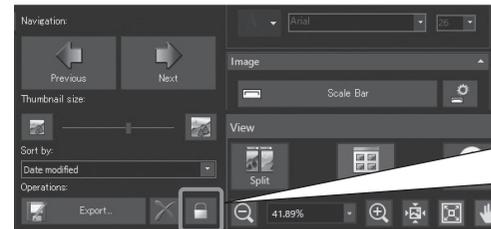

Schutz (kann nicht gelöscht werden)
Wird ein beliebiges Bild ausgewählt und diese Schaltfläche gedrückt, wird das ausgewählte Bild geschützt (kann nicht gelöscht werden). Durch erneutes Drücken dieser Schaltfläche wird der Schutz aufgehoben.

HINWEIS

Das geschützte Bild kann nicht gelöscht werden (). (Vor dem Löschen den Schutz aufheben.)

Häufig verwendete Tastenkombinationen

Funktion	Tastenkombinationen
Vorheriges Bild wiedergeben.	Tasten [Alt]+[←]*
Nächstes Bild wiedergeben.	Tasten [Alt]+[→]*
Ausgewähltes Bild löschen.	Tasten [Alt]+[Delete]*
[Gallery] aktualisieren.	Taste [F5]*

* Für diese Vorgänge muss die Tastatur angeschlossen sein.