


Procedimientos de obtención de imágenes

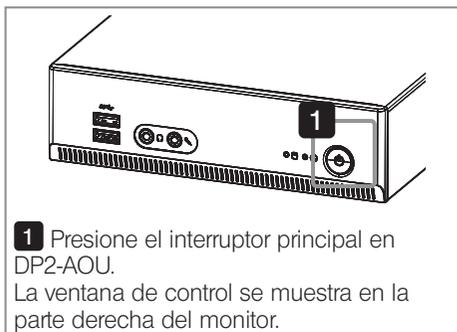

1 Presione el interruptor principal en DP2-AOU. La ventana de control se muestra en la parte derecha del monitor.


2 Ajuste el microscopio.

- Cambie la trayectoria de luz del haz a la trayectoria de luz del haz de obtención (cámara) utilizando el selector de trayectoria de luz del haz del microscopio.
- Inserte el filtro LBD en la trayectoria del haz luminoso del microscopio.
- Ajuste la intensidad de luz del microscopio.
- Para mostrar la reproducibilidad del color de la cámara de forma óptima, utilice el microscopio CX con la intensidad de luz configurada casi al máximo.

(Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones del microscopio).



3 Establezca la exposición automática. Seleccione la pestaña [Acquisition], abra [Camera], y seleccione [Auto].

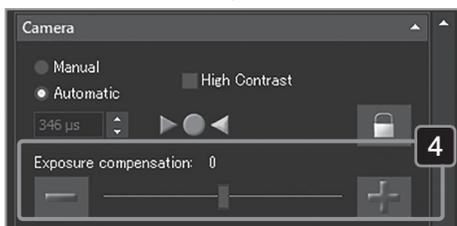

4 Ajuste el brillo. Pulse el botón o el botón en [Exposure compensation]. Si la muestra es muy oscura, seleccione "+ compensación". Si la muestra es muy brillante, seleccione "- compensación".

5 Compruebe la imagen en vivo. Compruebe el enfoque y el encuadre (área de obtención) de la muestra en la pantalla.



6 Obtenga la imagen fija. Pulse el botón [Snapshot].



7 Compruebe los resultados del proceso de obtención. Seleccione la pestaña [Play] y compruebe los resultados del proceso de obtención. (Consulte el reverso para obtener más detalles).



8 Finalice la observación. Pulse el botón [Turn Off System]. (Consulte el reverso para obtener más detalles).



6 Grabe el vídeo. Seleccione la casilla de verificación [Movie recording]. Pulse el botón [Movie] para empezar a grabar el vídeo. Para detener la grabación, presione el botón [Stop Movie] en el cuadro de diálogo que se muestra en la imagen en vivo.

Teclas de acceso directo de uso frecuente

Función	Teclas de acceso directo
Inicie o detenga la vista en vivo.	Tecla [F7]*
Obtenga la imagen fija.	Tecla [F8]*
Obtenga el vídeo.	Tecla [F9]*
Salga del software de control de la cámara y vuelva al escritorio de Windows®.	Teclas [Ctrl]+[Alt]+[Insert]*

*Para realizar estas operaciones el teclado debe estar conectado.



Número de artículo: ES-702716

Procedimientos de reproducción




1 Visualice la pestaña [Play].
Seleccione la pestaña [Play].




2 Visualización de imágenes en miniatura.
Pulse el botón [Gallery] en [View] para visualizar el botón de color azul.

3 Seleccione el archivo.
Seleccione la miniatura de la imagen que desea mostrar de [Gallery] en el área inferior de la pantalla.

- Iconos de las imágenes en miniatura:
 - : Archivo de imagen protegida
 - : Archivo de vídeo
 - : Archivo JPEG

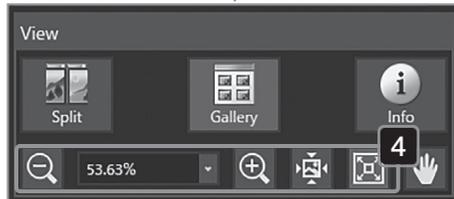

4 Acercar o alejar la imagen.
Pulse el botón [Zoom Out], [Zoom In], [Actual Pixels] o [Fit to Window] para cambiar el tamaño.

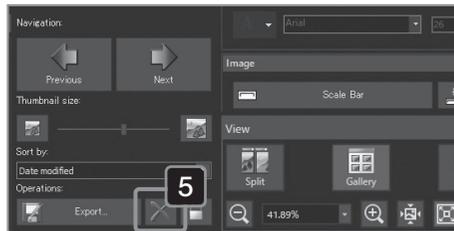

5 Elimine el archivo.
Seleccione la imagen en miniatura en [Gallery] en el área inferior de la pantalla y pulse el botón [Delete].


Principales ajustes de fábrica

- Resolución de la imagen fija: 3088 x 2076 (DP23-CU) / 4104 x 2174 (DP28-CU)
- Compensación de la exposición: ±0
- Balance de blancos: automático
- Zona de medición: imagen completa
- Modo de exposición: automático
- Nitidez: 5
- Estilo de imagen: Color de alta calidad (Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de DP23-AOU o DP28-AOU).

Maximizando la vista de la imagen


Botón	Función
	La imagen reproducida se visualiza en vista de pantalla completa.
	La imagen visualizada en la vista de pantalla completa vuelve a la vista original.

Salir del sistema
El sistema se apaga y el interruptor principal de DP2-AOU se desactiva.

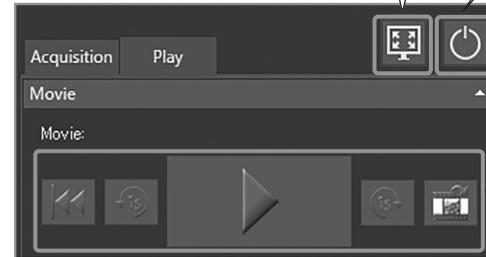

Reproducción de la película
Utilice los siguientes botones para reproducir archivos de vídeo (AVI).

Botón	Función
	El vídeo se establece en la posición de entrada.
	El vídeo retrocede un segundo.
	El vídeo se reproduce o se pausa.
	El vídeo se adelanta un segundo.
	El fotograma visualizado se extrae como imagen.

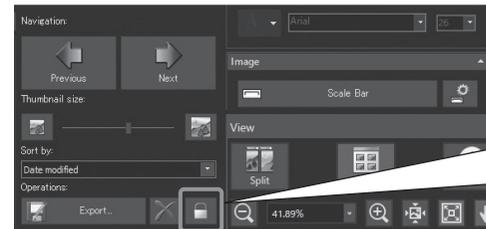

Protección (contra la eliminación)
Cuando selecciona una imagen arbitraria y presiona este botón, puede proteger (contra la eliminación) la imagen seleccionada. Para cancelar la protección, pulse de nuevo el botón.

NOTA

No puede eliminar la imagen protegida (🔒). (Cancele la protección antes de eliminar la imagen).

Teclas de acceso directo de uso frecuente

Función	Teclas de acceso directo
Reproduce la imagen anterior.	Teclas [Alt]+[←]*
Reproduce la imagen posterior.	Teclas [Alt]+[→]*
Elimina la imagen seleccionada.	Teclas [Alt]+[Delete]*
Actualizar [Gallery].	Tecla [F5]*

*Para realizar estas operaciones el teclado debe estar conectado.