


# Краткая инструкция по эксплуатации DP23-AOU/DP28-AOU. <Съемка изображений>

## Процесс получения изображения

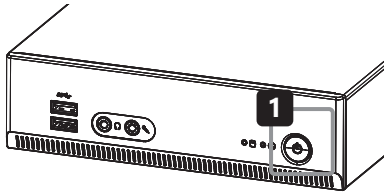

**1** Включите главный выключатель DP2-AOU. Окно управления отображается на правой стороне дисплея.

**2** Отрегулируйте микроскоп.

- Переключите световой тракт микроскопа в положение светового тракта съемки (камерой), переведя в нужное положение рычаг переключения светового тракта.
- Введите фильтр LBD в световой тракт микроскопа.
- Отрегулируйте интенсивность освещения микроскопа.
- Чтобы обеспечить наилучшую цветопередачу камеры, используйте микроскоп серии CX, установив интенсивность источника света близко к максимальному уровню. (Подробности приведены в инструкции по эксплуатации микроскопа.)



**3** Включите автоматическую настройку экспозиции. Перейдите на вкладку [Acquisition], откройте [Camera] и выберите [Auto].




**4** Отрегулируйте яркость. Нажмите кнопку [ ] или [ ] в окне [Exposure Compensation]. Если образец слишком темный, выполните компенсацию «+». Если образец слишком яркий, выполните компенсацию «-».

**5** Проверьте изображение в реальном времени. Проверьте фокусировку и кадрирование (зону съемки) образца на дисплее.




**6** Получите неподвижное изображение. Нажмите кнопку [Snapshot].

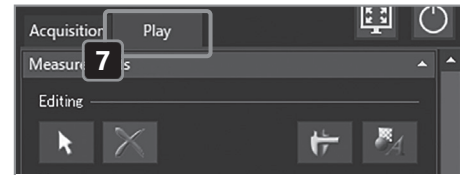

**7** Проверьте результаты съемки. Выберите вкладку [Play] и проверьте результаты съемки. (Подробнее см. на обороте.)



**8** Завершите наблюдение. Нажмите кнопку [Turn Off System]. (Подробнее см. на обороте.)

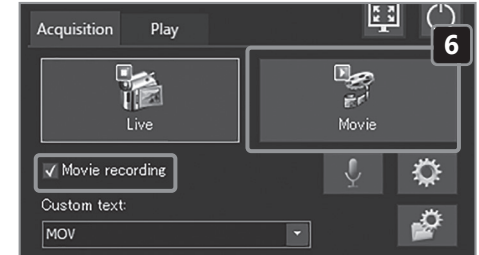

**6** Выполните запись видеоизображения. Поставьте флажок [Movie recording]. Нажмите кнопку [Movie], чтобы начать запись видеоизображения. Нажмите кнопку [Stop Movie] в диалоговом окне на видеоизображении, чтобы прекратить запись.

## Часто используемые клавиши быстрого вызова

Функция	Клавиши быстрого вызова
Запустите или остановите отображение в реальном времени.	Клавиша [F7] *.
Получите неподвижное изображение.	Клавиша [F8] *.
Получите видеоизображение.	Клавиша [F9] *.
Выйдите из программы управления камерой, и отобразится рабочий стол Windows®.	Клавиши [Ctrl] + [Alt] + [Insert] *.

\* Для данных операций должна быть подсоединена клавиатура.



Номер по каталогу: RU-702719

**EVIDENT CORPORATION**

# Краткая инструкция по эксплуатации DP23-AOU/DP28-AOU. <Воспроизведение>

## Операции воспроизведения




**1** Отображение вкладки [Play].  
Выберите вкладку [Play].




**2** Отображение эскиза.  
Для отображения нажмите кнопку [Gallery] на вкладке [View].

**3** Выбор файла.  
Выберите изображение для отображения на дисплее из эскизов в [Gallery] в нижней зоне дисплея.

- Значки, отображаемые на эскизе:
  - защищенное изображение,
  - файл видеоизображения,
  - файл JPEG.

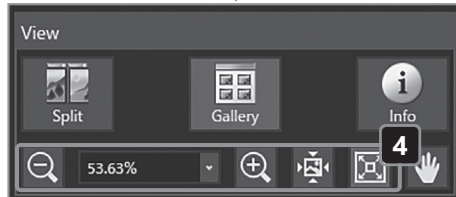

**4** Увеличение или уменьшение при просмотре изображения.  
Изменяйте масштаб кнопками [Zoom Out], [Zoom In], [Actual Pixels] или [Fit to Window].

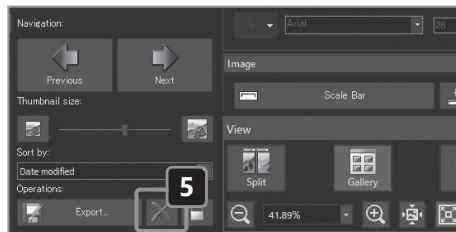

**5** Удаление файла.  
Выберите эскиз в [Gallery] в нижней части дисплея и нажмите кнопку [Delete].

### Основные заводские настройки


- Разрешение неподвижного изображения: 3088 x 2076 (DP23-CU) / 4104 x 2174 (DP28-CU)
  - Компенсация экспозиции: ±0
  - Баланс белого: автоматический
  - Область измерений: все изображение
  - Режим экспозиции: автоматический
  - Резкость: 5
  - Стиль изображения: цветное высокого качества
- (Подробности см. в инструкции по эксплуатации DP23-AOU или DP28-AOU)

### Развертывание изображения

Кнопка	Функция
	Изображение показывается на весь экран.
	Показываемое на весь экран изображение возвращается к исходному масштабу.

### Выход из системы

Система заканчивает работу и главный выключатель DP2-AOU выключается.

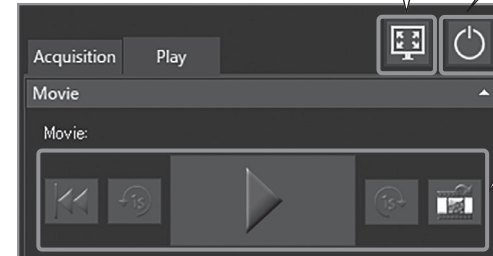

Воспроизведение видеоизображения  
Для воспроизведения видеоизображений используйте следующие кнопки ().

Кнопка	Функция
	Видеоизображение устанавливается в позицию курсора.
	Видеоизображение отматывается назад на 1 секунду.
	Видеоизображение начинает проигрываться либо включается пауза.
	Видеоизображение проматывается вперед на одну секунду.
	Проигрываемый кадр экспортируется как отдельное изображение.

### Защита (запрет на удаление)

При выборе любого изображения вы можете нажать эту кнопку и защитить его (запретить удаление). Чтобы снять запрет, нажмите эту кнопку еще раз.

### ВНИМАНИЕ

**Защищенное изображение нельзя удалить (). (Отмените запрет перед удалением изображения.)**

### Часто используемые клавиши быстрого вызова

Функция	Клавиши быстрого вызова
Воспроизведение предыдущего изображения.	Клавиши [Alt] + [←] *.
Воспроизведение следующего изображения.	Клавиши [Alt] + [→] *.
Удаление выбранного изображения.	Клавиши [Alt] + [Delete] *.
Обновление [Gallery].	Клавиша [F5] *.

\* Для данных операций должна быть подсоединена клавиатура.