


Este accesorio es un fototubo tipo accesorio intermedio provisto de un diseño óptico UIS/UIS2 (Universal Infinity System - Sistema Universal de Distancias). Insertándolo entre el tubo de observación binocular y el bastidor del microscopio, se dispone de fotomicrografía y observación de TV.

1 Vista exterior

Montura del tubo de observación binocular

(Nota) El tubo de observación trinocular no puede utilizarse debido a que los dos dispositivos fotomicrográficos se estorban entre sí.

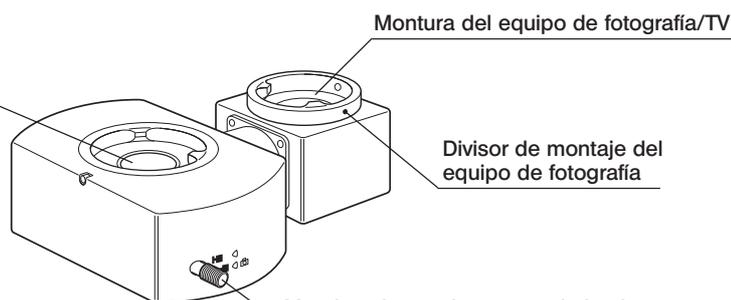

Mando selector de trayectoria luminosa

Introducido: 100% observación
Extraído: 20% observación,
80% fotografía/TV

2 Instalación

Instale el accesorio en el bastidor del microscopio del mismo modo que el tubo de observación binocular.

Durante la operación de montaje, el equipo de fotografía/TV puede situarse en el lado de mayor profundidad, en el lado izquierdo o en el lado derecho, según convenga.

Microscopio correspondiente

BX40, BX41, BX43, BX50, BX51, BX52, BX53, BX60, BX61, BX62, CX41, MX51

PRECAUCIÓN


- Cuando lo combina con el BX40CY o BX60, las secciones periféricas del campo de visión se pueden oscurecer dependiendo del objetivo combinado.
- El U-TRU no se puede utilizar con el iluminador de luz reflejada.

Tubos de observación y accesorios intermedios correspondientes: Hasta el campo número 22
(campo superancho no posible)


- U-BI30/BI30-2: Puede utilizarse otro accesorio intermedio. No obstante, las secciones periféricas del campo de visión pueden oscurecerse, dependiendo del objetivo combinado en cuestión.
- U-TBI3: No puede utilizarse otro accesorio intermedio.



Equipo fotomicrográfico y cámara digital

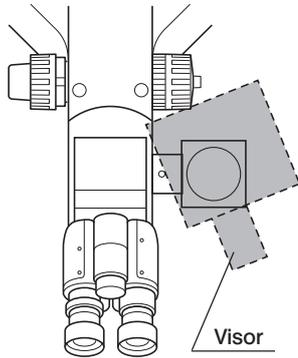

Cuando el equipo de fotografía se instala con el visor dirigido hacia delante, la sección binocular puede obstaculizar el manejo. Para evitarlo, apunte el visor hacia fuera, tal como se muestra en la figura.

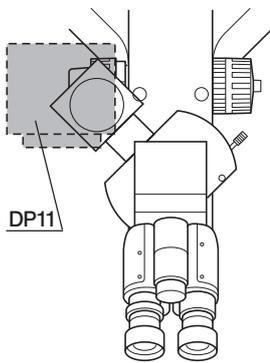

La cámara digital DP11 sólo puede instalarse en el lado izquierdo del microscopio.

Si el adaptador de TV que se emplea es corto, debiera instalarse en el lado posterior izquierdo, tal como se muestra en la figura. De no hacerlo, los cables pueden estorbar.

3 Precauciones durante la utilización

- Emplee siempre el visor del equipo fotográfico para enmarcar o enfocar las fotografías.
- Con probetas que presenten un alto índice de reflectancia o de contraste, pueden observarse efectos fantasma.