

# 三眼中間鏡筒 U-TRU

この装置はUISおよびUIS2光学系用で、中間鏡筒タイプの光路切り替え式写真撮影鏡筒です。双眼鏡筒と鏡体の間に挿入することで、写真・TV観察が可能となります。

## 1 外観

双眼鏡筒取り付け座

注) 三眼鏡筒は、2つの撮影装置が干渉するので使用できません

カメラアダプター固定ねじ

カメラアダプター取り付け座

カメラアダプター取り付け指標

双眼鏡筒固定ねじ

光路切り替えつまみ

押し込み：100% 双眼鏡筒

引き出し：20% 双眼鏡筒

80% カメラアダプター

## 2 取り付け方

双眼鏡筒の取り付けと同様の方法で取り付けます。

取り付け方向は、カメラアダプター取り付け座を奥側か左右側、いずれか使い勝手の良い方を選んでください。

## 3 使用上のご注意

本製品と組み合わせ可能な顕微鏡、鏡筒、中間鏡筒、カメラをご使用の際には制約事項があります。詳細は、組み合わせる製品の取扱説明書をご参照ください。

- カメラのフレーミングやピント合わせは、必ずカメラの画像を見ながら行ってください。
- 反射率の高い標本、コントラストの強い標本では、ゴーストが発生する可能性があります。

