


Este accesorio emplea un diseño óptico UIS (Universal Infinity System - Sistema Universal de Distancias). Se usa para alternar el aumento entre 1 y 2 X y resulta eficaz para enmarcar en fotomicrografía, etc.

1 Vista exterior

Montura del tubo de observación

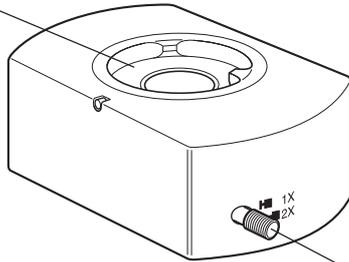

Mando del conmutador de aumento

Introducido: 1 X
Extraído: 2 X

2 Instalación

Instale el accesorio en el bastidor del microscopio del mismo modo que el tubo de observación.

Para la orientación al instalar, el mando del conmutador de aumento puede situarse en el lado delantero izquierdo o derecho, según convenga.

Microscopio correspondiente

- Microscopios serie BX. Sin embargo, con el BX40CY o BX60, no puede acoplarse ningún otro accesorio intermedio.
- Microscopios serie BX2, excepto el BX45, que no puede utilizarse conjuntamente.

Tubos de observación y accesorios intermedios correspondientes

- U-BI30/BI30-2, U-TR30/TR30-2: Puede utilizarse otro accesorio intermedio.
- U-TBI-2/U-TBI-3: No puede utilizarse ningún accesorio intermedio.

3 Precauciones durante la utilización

- Ajuste el foco independientemente en cada aumento.
- Con probetas de alta refracción o contraste, pueden observarse efectos fantasma.

