


Questo accessorio è compatibile con i sistemi ottici UIS (Universal Infinity System) e viene utilizzato per variare l'ingrandimento da 1X a 2X e trova utile impiego nella microfotografia ecc.

## 1 Vista d'Asieme

Attacco per il tubo d'osservazione

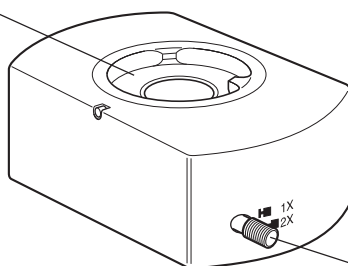

Manopola del variatore di ingrandimento

Inserito: 1X  
Disinserito: 2X

## 2 Montaggio

Montarlo sullo stativo del microscopio come il tubo d'osservazione.

Si può scegliere l'orientamento a piacere posizionando la manopola del variatore anteriormente, sul lato sinistro o sul lato destro.

### Compatibilità con i Microscopi

- Microscopi della serie BX. Con il BX40CY o il BX60 non si possono utilizzare altri dispositivi intermedi.
- Microscopi della serie BX2 con esclusione del BX45.

### Compatibilità con i Tubi d'Osservazione ed Altri Dispositivi Intermedi

- U-BI30/BI30-2, U-TR30/TR30-2: Si può aggiungere un altro dispositivo intermedio.
- U-TBI-2/U-TBI-3: Non si possono aggiungere altri dispositivi intermedi.

## 3 Avvertimenti per l'Uso

- Regolare la messa a fuoco variando l'ingrandimento.
- Con preparati particolarmente riflettenti o molto contrastati, si può formare una velatura.

