

DP75 功能和注意事项 适用于 PRECiV


宽视场观察

使用本产品进行超过22个视野的宽视场观察时，请事先检查显微镜设备的兼容性。如果视野外围明显缺光，请使用 [阴影校正] 或 [部分图像裁剪功能 (ROI)]。

提示 有关详情，请参阅所用软件的在线帮助部分。


[阴影校正]

1. 从菜单栏中选择 [设置]-->[设备]-->[校准]
2. 选择 [阴影校正]
3. 单击 [校准]
4. 根据显示屏幕上的说明执行阴影校正

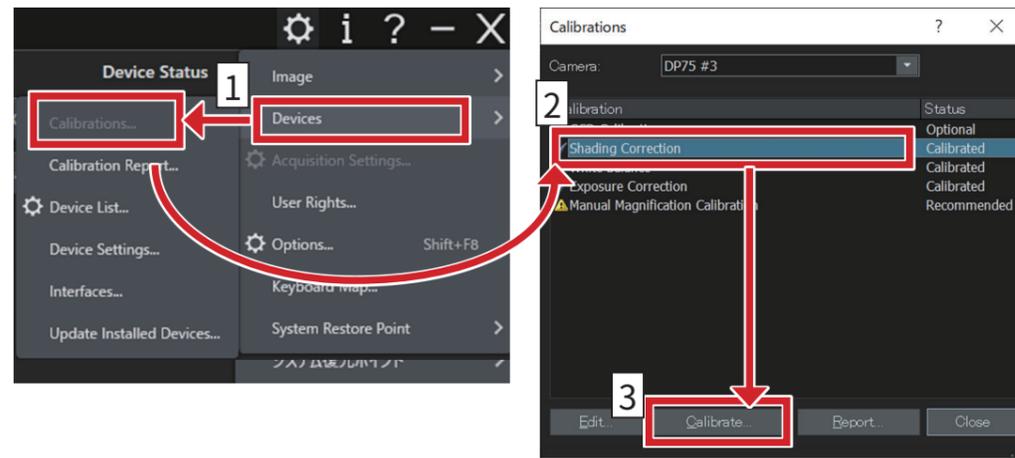

[部分图像裁剪]

1. 从菜单栏中选择 [设置]-->[捕捉设置]
2. 单击 [捕捉设置] 工具窗口中 [相机] 组中的 [裁剪]
3. 将图像窗口中显示的图框尺寸更改为所需的尺寸

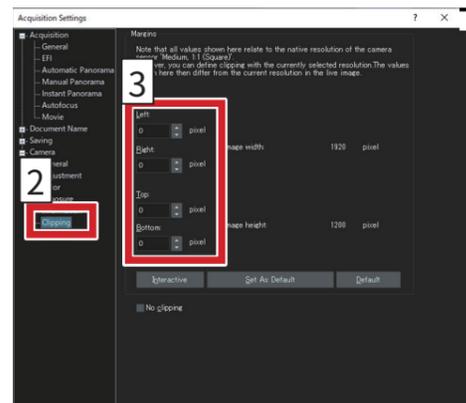


提示 适合视场直径 (像素) 的图框尺寸的建议设置值

	视场直径	
	22	26.5
左 (L)	428	96
右 (R)	428	96
上 (T)	314	72
下 (B)	314	72

USB 连接

使用接口电缆时，请将电缆插入电脑中标有 **SS** 的 USB 端口。**SS** 如果不显示，请参阅个人电脑的使用说明书并检查 10Gbps 端口。如果不使用 10Gbps 端口，帧速率会降低。

提示 您可以在软件屏幕上查看本产品与 USB 端口的连接状态。

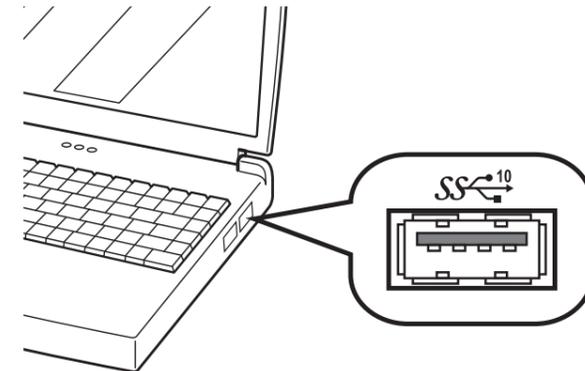

[检查连接状态]

1. 从菜单栏中选择 [设置]-->[捕捉设置]-->[相机]-->[信息]
2. 检查 [USB速度] 项目中显示的值。

