


关于变焦头的连接

有关将变焦头集成到系统中时的安装尺寸,请参阅安装台的以下尺寸;提供一个凸台孔(直径 20)、M6 牙孔(3 处)和对接销。确保变焦头和安装台之间没有空隙。否则,污垢/灰尘或水可能会进入,产品可能因此受损。


变焦头背面装有盖子,以防止静电。请勿打开盖。注意不要触摸电路板。

请在 $\pm 90^\circ$ 范围内倾斜变焦头。请将旋转器旋转到正置位置。

如果产品安装在您的系统中,则制造商不保证校准或测量精度。确保组合了变焦头的产品符合您使用本品的地点(国家)的法规要求。

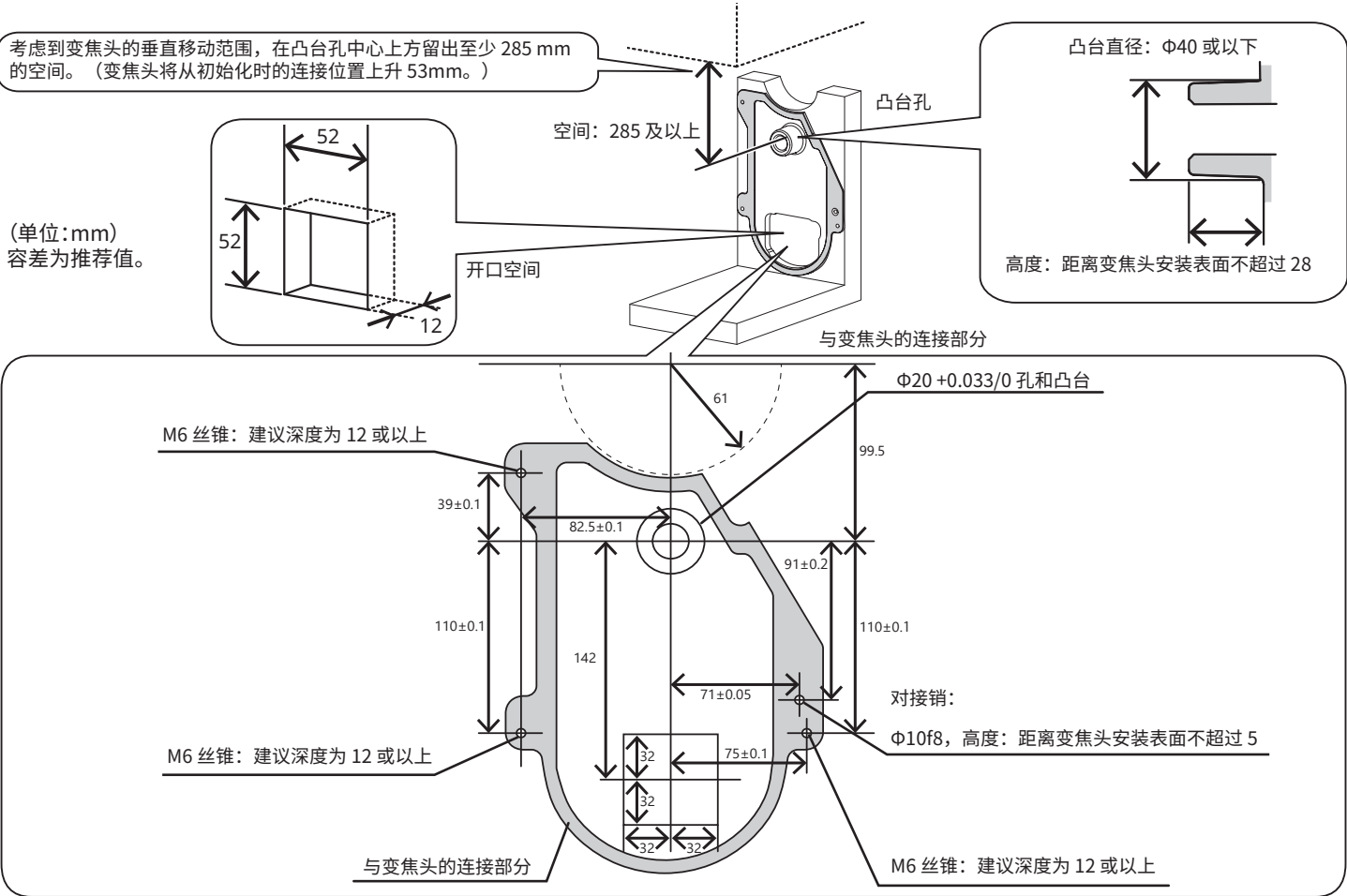

变焦头活动范围

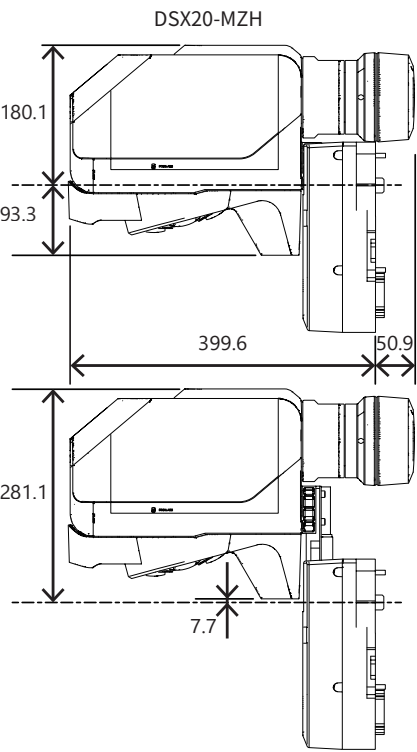

Evident Corporation

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

株式会社エビデント

Evident Customer Information Center

お客様相談センター

受付時間 平日 9:00～17:00

☎ **0120-58-0414**

※フリーダイヤルが利用できない場合

03-6901-4200

生物・工業用顕微鏡 E-mail: ot-cic-microscope@evidentscientific.com

销售商名称 - 地址

仪景通光学科技（上海）有限公司

总部：中国（上海）自由贸易试验区日樱北路 199-9 号 102 及 302 部位

北京分公司：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 1 幢一层 102 室

售后服务热线：400-969-0456

Life science solutions

ライフサイエンスソリューション

生命科学领域

Service Center / お問い合わせ / 服务中心



<https://www.olympus-lifescience.com/support/service/>

Official website / 公式サイト / 官网



<https://www.olympus-lifescience.com>

Industrial solutions

産業ソリューション

工业领域

Service Center / お問い合わせ / 服务中心



<https://www.olympus-ims.com/service-and-support/service-centers/>

Official website / 公式サイト / 官网



<https://www.olympus-ims.com>